


Betriebsanleitung
Original-Betriebsanleitung

Cubis®

Modelle MCE
Semimikro-, Analysen- und Präzisionswaagen

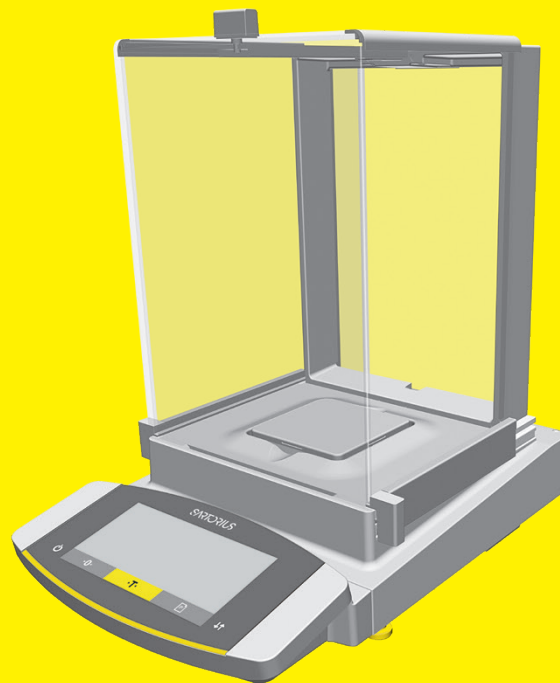

1000041863



SARTORIUS

Inhalt

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 Über diese Anleitung | 6 | 4 Bedienkonzept | 20 |
| 1.1 Gültigkeit | 6 | 4.1 Bedienanzeige im Wägebetrieb | 20 |
| 1.2 Darstellungsmittel | 6 | 4.2 Bedienanzeige im Menü | 21 |
| 1.2.1 Warnhinweise in Handlungs- | | 4.3 Schaltflächen und Tasten der Bedienanzeige .. | 21 |
| beschreibungen | 6 | 4.4 Anzeigen in der Bedienanzeige | 23 |
| 1.2.2 Weitere Darstellungsmittel | 6 | 4.5 Menüstruktur | 24 |
| 1.3 Zielgruppen | 7 | 4.5.1 Übersicht Menü Geräteeinstellungen .. | 24 |
| 2 Sicherheitshinweise | 8 | 4.6 In Menüs navigieren | 29 |
| 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung | 8 | 5 Installation | 31 |
| 2.1.1 Modifikationen am Gerät..... | 8 | 5.1 Lieferumfang..... | 31 |
| 2.1.2 Reparaturen am Gerät..... | 8 | 5.2 Aufstellort wählen..... | 32 |
| 2.2 Personalqualifikation..... | 9 | 5.3 Auspacken | 32 |
| 2.3 Bedeutung dieser Anleitung | 9 | 5.4 Bedieneinheit abnehmen | 33 |
| 2.4 Funktionsfähigkeit des Geräts | 9 | 5.4.1 Positionierung der Bedieneinheit..... | 33 |
| 2.5 Sicherheitsinformationen am Gerät..... | 9 | 5.5 Unterflurwägung vorbereiten..... | 34 |
| 2.6 Elektrische Ausrüstung | 10 | 5.6 Gerät mit Analysenwindschutz oder | |
| 2.6.1 Beschädigung der elektrischen | | flachem Glaswindschutz montieren | 35 |
| Ausrüstung des Geräts | 10 | 5.6.1 Waagschale und zugehörige | |
| 2.6.2 Arbeiten an der elektrischen | | Komponenten einsetzen | 35 |
| Ausrüstung des Geräts | 10 | 5.6.2 Analysenwindschutz montieren | 36 |
| 2.6.3 Netzgerät und Netzanschlusskabel ... | 10 | 5.6.3 Flachen Glaswindschutz montieren ... | 37 |
| 2.7 Verhalten im Notfall..... | 10 | 5.7 Gerät mit Rahmenwindschutz montieren..... | 38 |
| 2.8 Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile . | 10 | 5.7.1 Waagschale und zugehörige | |
| 2.9 Persönliche Schutzausrüstung..... | 11 | Komponenten einsetzen | 38 |
| 2.10 Glasbruch..... | 11 | 5.8 Elektronik-Box anschließen | |
| 3 Gerätebeschreibung | 12 | (nur Semi-Mikrowaage)..... | 38 |
| 3.1 Geräteübersicht..... | 12 | 5.9 Kabeldurchführung einrichten (nur Gerät | |
| 3.2 Windschutz | 13 | mit manuellem Analysenwindschutz)..... | 39 |
| 3.3 Waagschale und zugehörige Komponenten...14 | | 5.10 Akklimatisieren..... | 40 |
| 3.4 Anschlüsse und Komponenten | | 6 Inbetriebnahme | 41 |
| am Wägemodul | 15 | 6.1 Elektronische Komponenten anschließen | 41 |
| 3.4.1 Analysenwaage und Präzisionswaage ..15 | | 6.2 Netzgerät montieren..... | 41 |
| 3.4.2 Semi-Mikrowaage mit Elektronik-Box..16 | | 6.3 Spannungsversorgung anschließen..... | 42 |
| 3.5 Anschlüsse und Komponenten an der | | 6.4 Schutzkappen aufsetzen..... | 42 |
| Elektronik-Box | 16 | 7 Systemeinstellungen | 43 |
| 3.6 Anschlüsse an der Bedieneinheit | 17 | 7.1 Systemeinstellungen durchführen..... | 43 |
| 3.7 Sicherheitseinrichtungen | 17 | 7.2 isoCAL-Funktion ausschalten..... | 43 |
| 3.7.1 Schutzkappen an der Analysenwaage | | 7.3 Parameterliste | 44 |
| und Präzisionswaage | 17 | 7.3.1 Parameter im Hauptmenü „Setup“ | 44 |
| 3.7.2 Schutzkappen an der Elektronik-Box...18 | | 7.3.2 Parameter im Hauptmenü „Gerät“..... | 47 |
| 3.8 Konformitätsbewertete Geräte | 18 | 7.3.3 Parameter im Hauptmenü | |
| 3.9 Symbole am Gerät | 19 | „Datenausgabe“ | 52 |
| | | 7.3.4 Parameter im Hauptmenü | |
| | | „Anwendungen“ | 54 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|--------------------------------|--|----|
| 7.3.5 | Parameter im Hauptmenü „Input“ | 57 | 11 Außerbetriebnahme | 78 | |
| 7.3.6 | Parameter im Hauptmenü „Sprache“ | 57 | 11.1 | Gerät außer Betrieb nehmen | 78 |
| 7.3.7 | Parameter der Anwendungsmenüs „Einheit 1“, „Einheit 2“, „Einheit 3“ und „Einheit 4“ | 58 | 12 Transport | 79 | |
| 8 Bedienung | | 59 | 12.1 | Gerät transportieren | 79 |
| 8.1 | Gerät ein- und ausschalten | 59 | 13 Lagerung und Versand | 80 | |
| 8.2 | Gerät nivellieren | 59 | 13.1 | Lagern | 80 |
| 8.2.1 | Gerät mit motorischen Füßen nivellieren | 59 | 13.2 | Gerät und Teile zurücksenden | 80 |
| 8.3 | Windschutz motorisch öffnen und schließen (nur bei Geräten mit motorischem Windschutz) | 60 | 14 Entsorgung | 81 | |
| 8.4 | Wägungen vorbereiten | 60 | 14.1 | Hinweise zur Dekontamination | 81 |
| 8.5 | Wägungen durchführen | 61 | 14.2 | Gerät und Teile entsorgen | 81 |
| 8.6 | Übersicht Kalibrieren, Justieren und Linearisieren | 61 | 14.2.1 | Hinweise zur Entsorgung | 81 |
| 8.7 | Justieren mit isoCAL-Funktion | 62 | 14.2.2 | Entsorgen | 81 |
| 8.8 | Gerät intern kalibrieren und justieren | 63 | 15 Technische Daten | 82 | |
| 8.9 | Gerät extern kalibrieren und justieren (nicht bei konformitätsbewerteten Modellen) | 64 | 15.1 | Abmessungen und Gewicht | 82 |
| 8.10 | Ergebnisse drucken | 66 | 15.1.1 | Semi-Mikrowaage | 82 |
| 8.11 | Wägen und Drucken mit ID-Kennzeichnung | 66 | 15.1.2 | Analysenwaage | 82 |
| 8.12 | Ionisator ein- und ausschalten (optional) | 67 | 15.1.3 | Präzisionswaage | 82 |
| 8.13 | Anwendungen durchführen (Beispiele) | 67 | 15.2 | Spannungsversorgung | 83 |
| 8.13.1 | Funktion „Einheitenwechsel“ durchführen | 67 | 15.2.1 | Gerät | 83 |
| 8.13.2 | Anwendung „Statistik“ durchführen | 68 | 15.2.2 | Netzgerät | 83 |
| 9 Reinigung und Wartung | | 70 | 15.2.3 | Sicherheit elektrischer Betriebsmittel | 84 |
| 9.1 | Gerät mit Analysenwindschutz oder flachem Glaswindschutz vorbereiten | 70 | 15.2.4 | Elektromagnetische Verträglichkeit | 84 |
| 9.2 | Gerät mit Rahmenwindschutz vorbereiten | 71 | 15.3 | Umgebungsbedingungen | 84 |
| 9.3 | Gerät reinigen | 71 | 15.3.1 | Aufstellort | 84 |
| 9.4 | Gerät zusammensetzen und anschließen | 72 | 15.3.2 | Umgebungstemperatur für Funktion isoCAL | 85 |
| 9.5 | Wartungsplan | 72 | 15.3.3 | Schutzart | 85 |
| 9.6 | Software-Update durchführen | 73 | 15.4 | Werkstoffe | 86 |
| 10 Störungen | | 74 | 15.5 | Integrierte Uhr | 86 |
| 10.1 | Statusmeldungen | 74 | 15.6 | Pufferbatterie | 86 |
| 10.2 | Warnmeldungen | 74 | 15.7 | Metrologische Daten | 87 |
| 10.3 | Fehlersuche | 76 | 15.7.1 | Modelle MCE225S MCE225P MCE125S MCE125P | 87 |
| | | | 15.7.2 | Modelle MCE524S MCE524P MCE324S MCE324P | 88 |
| | | | 15.7.3 | Modelle MCE224S MCE124S MCE5203S MCE5203P | 89 |
| | | | 15.7.4 | Modelle MCE3203S MCE2203S MCE2203P MCE1203S | 90 |
| | | | 15.7.5 | Modelle MCE623S MCE623P MCE323S MCE5202S | 91 |
| | | | 15.8 | Empfohlenes Kalibriergewicht | 92 |

| | | | |
|--|----|---|-----------|
| 15.9 Funktion isoCAL | 93 | 16 Zubehör..... | 95 |
| 15.9.1 Modelle MCE225S MCE225P MCE125S MCE125P MCE324S MCE324P MCE224S MCE124S MCE2203S MCE2203P MCE1203S..... | 93 | 16.1 Zubehör..... | 95 |
| 15.9.2 Modelle MCE524S MCE524P MCE5203S MCE5203P MCE3203S..... | 93 | 16.1.1 Drucker und Kommunikation..... | 95 |
| 15.9.3 Modelle MCE5202S MCE623S MCE623P MCE323S..... | 93 | 16.1.2 Anzeigen und Eingabe- Ausgabeelemente | 95 |
| 15.10 Schnittstellen..... | 94 | 16.1.3 Hardware zur Pipettenkalibrierung | 96 |
| 15.10.1 Spezifikationen der Schnittstelle COM-RS232..... | 94 | 16.1.4 Filterwaagen- und Antistatik- Zubehör | 96 |
| 15.10.2 Spezifikationen der Schnittstelle USB-A | 94 | 16.1.5 Dichtebestimmungssets..... | 96 |
| 15.10.3 Spezifikationen der Schnittstelle USB-B | 94 | 16.1.6 Wägetische..... | 97 |
| | | 16.1.7 Wägezubehör | 97 |
| | | 16.1.8 Probenhalter..... | 97 |
| | | 17 Sartorius Service | 99 |
| | | 18 Dokumente zur Konformität | 99 |

1 Über diese Anleitung

1.1 Gültigkeit

Diese Anleitung ist Teil des Geräts. Die Anleitung gilt für das Gerät in den folgenden Ausführungen:

| Gerät | Modell |
|--|--|
| Cubis® Semi-Mikrowaage, mit manuellem oder motorischem Windschutz, mit oder ohne Ionisator | MCE125P-... MCE125S-... MCE225P-... MCE225S-... |
| Cubis® Analysenwaage, mit manuellem oder motorischem Windschutz, mit oder ohne Ionisator | MCE124S-... MCE224S-... MCE324P-... MCE324S-... MCE524P-... MCE524S-... |
| Cubis® Präzisionswaage, mit Rahmenwindschutz, flachem Glaswindschutz, manuellem oder motorischem Windschutz, mit oder ohne Ionisator | MCE1203S-... MCE2203P-... MCE2203S-... MCE3203S-... MCE323S-... MCE5202S-... MCE5203P-... MCE5203S-... MCE623P-... MCE623S-... |

1.2 Darstellungsmittel

1.2.1 Warnhinweise in Handlungsbeschreibungen

WARNUNG

Kennzeichnet eine Gefährdung, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie **nicht** vermieden wird.

VORSICHT

Kennzeichnet eine Gefährdung, die eine mittelschwere oder leichte Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie **nicht** vermieden wird.

ACHTUNG

Kennzeichnet eine Gefährdung, die Sachschäden zur Folge haben kann, wenn sie **nicht** vermieden wird.

1.2.2 Weitere Darstellungsmittel

- ▶ Handlungsanweisung: Beschreibt Tätigkeiten, die ausgeführt werden müssen.
- ▷ Ergebnis: Beschreibt das Ergebnis der ausgeführten Tätigkeiten.
- [] Verweist auf Bedien- und Anzeigeelemente.
- [] Kennzeichnet Statusmeldungen, Warnmeldungen und Fehlermeldungen.
- M Kennzeichnet Informationen für den eichpflichtigen Verkehr für konformitätsbewertete (geeichte) Geräte. Konformitätsbewertete Geräte werden in dieser Anleitung auch als „geeicht“ bezeichnet.

Abbildungen der Bedienanzeige

Die Darstellungen auf der Bedienanzeige des Geräts können von den Abbildungen in dieser Anleitung abweichen.

1.3 Zielgruppen

Die Anleitung richtet sich an die folgenden Zielgruppen. Die Zielgruppen müssen über die genannten Kenntnisse verfügen.

| Zielgruppe | Kenntnisse und Zuständigkeiten |
|------------|--|
| Bediener | <p>Der Bediener ist mit dem Betrieb des Geräts und den damit verbundenen Arbeitsprozessen vertraut. Er kennt die Gefahren, die bei Arbeiten mit dem Gerät auftreten können und kann diese Gefahren vermeiden.</p> <p>Der Bediener ist in den Betrieb des Geräts eingewiesen. Die Einweisung wird durch den Betriebsingenieur Laborleiter oder den Betreiber des Geräts durchgeführt.</p> |
| Betreiber | <p>Der Betreiber des Geräts ist für die Einhaltung der Sicherheits- und Arbeitsschutzbestimmungen zuständig. Der Betreiber muss sicherstellen, dass alle Personen, die am Gerät arbeiten, Zugang zu den relevanten Informationen haben und in die Arbeit am Gerät eingewiesen sind.</p> |

2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist eine hochauflösende Waage, die im Laborbereich eingesetzt werden kann. Das Gerät dient der genauen Massebestimmung von Materialien in flüssiger, pastöser, pulvriger oder fester Form.

Zur Aufnahme der Materialien müssen geeignete Gefäße verwendet werden. Das Gerät kann im Stand-Alone-Betrieb oder an einem PC betrieben werden.

Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz gemäß dieser Anleitung bestimmt. Jede weitere Verwendung gilt als **nicht** bestimmungsgemäß.

Wenn das Gerät **nicht** bestimmungsgemäß eingesetzt wird: Die Schutzmaßnahmen des Geräts können beeinträchtigt werden. Dies kann zu unabsehbaren Personenschäden oder Sachschäden führen.

Einsatzbedingungen für das Gerät

Das Gerät **nicht** in explosionsgefährdeten Umgebungen einsetzen. Das Gerät nur in Gebäuden verwenden.

Das Gerät nur mit den Ausstattungen und unter Betriebsbedingungen einsetzen, wie sie in den technischen Daten dieser Anleitung beschrieben sind.

2.1.1 Modifikationen am Gerät

Wenn das Gerät modifiziert wird, z. B. durch das Anbringen von zusätzlichen Komponenten: Die Sicherheit des Geräts kann beeinträchtigt werden oder die Gerätekonformität kann ihre Gültigkeit verlieren.

Bei Rückfragen zu Modifikationen am Gerät Sartorius kontaktieren.

2.1.2 Reparaturen am Gerät

Für die Durchführung von Reparaturarbeiten am Gerät sind besondere Fachkenntnisse über das Gerät erforderlich. Wenn das Gerät **nicht** fachgerecht repariert wird: Die Sicherheit des Geräts kann beeinträchtigt werden oder Prüfzeichen können ihre Gültigkeit verlieren.

Wir empfehlen Reparaturarbeiten auch außerhalb der Gewährleistung durch den Sartorius Service oder nach Rücksprache mit dem Sartorius Service durchführen zu lassen.

2.2 Personalqualifikation

Wenn Personen am Gerät arbeiten, die **nicht** über ausreichende Kenntnisse zum sicheren Umgang mit dem Gerät verfügen: Die Personen können sich oder umstehende Personen verletzen.

- ▶ Sicherstellen, dass alle Personen, die am Gerät arbeiten, über die erforderlichen Kenntnisse und Qualifikationen verfügen (siehe Kapitel „1.3 Zielgruppen“, Seite 7)
- ▶ Wenn für die beschriebenen Tätigkeiten eine bestimmte Qualifikation erforderlich ist: Diese Tätigkeiten durch die geforderte Zielgruppe durchführen lassen.
- ▶ Wenn für die beschriebenen Tätigkeiten **keine** Qualifikation erforderlich ist: Die beschriebenen Tätigkeiten durch die Zielgruppe „Bediener“ durchführen lassen.

2.3 Bedeutung dieser Anleitung

Die Nichtbeachtung der Anleitung kann ernste Folgen haben, z. B. Gefährdung von Personen durch elektrische, mechanische oder chemische Einflüsse.

- ▶ Vor allen Arbeiten am Gerät die Anleitung aufmerksam und vollständig durchlesen.
- ▶ Bei Verlust der Anleitung Ersatz anfordern oder die aktuelle Anleitung von der Sartorius-Internetseite herunterladen (www.sartorius.com).
- ▶ Sicherstellen, dass die Informationen aus der Anleitung für alle Personen verfügbar sind, die am Gerät arbeiten.

2.4 Funktionsfähigkeit des Geräts

Ein beschädigtes Gerät oder verschlissene Teile können zu Fehlfunktionen führen oder schwer erkennbare Gefährdungen hervorrufen.

- ▶ Das Gerät nur in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand betreiben.
- ▶ Beschädigungen umgehend durch den Sartorius Service beheben lassen.

2.5 Sicherheitsinformationen am Gerät

Symbole, z. B. Warnhinweise, Sicherheitsaufkleber, sind Sicherheitsinformationen für den Umgang mit dem Gerät. Fehlende Sicherheitsinformationen können zu schweren Verletzungen führen.

- ▶ Die Symbole **nicht** verdecken, entfernen oder verändern.
- ▶ Die Symbole bei Unleserlichkeit erneuern.

2.6 Elektrische Ausrüstung

2.6.1 Beschädigung der elektrischen Ausrüstung des Geräts

Beschädigungen an der elektrischen Ausrüstung des Geräts, z. B. Beschädigung der Isolation, können lebensgefährlich sein. Bei Berührung von unter Spannung stehenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr.

- ▶ Bei Mängeln an der elektrischen Ausrüstung des Geräts das Gerät von der Spannungsversorgung trennen und den Sartorius Service kontaktieren.
- ▶ Feuchtigkeit von unter Spannung stehenden Teilen fernhalten. Die Feuchtigkeit kann zu Kurzschlüssen führen.

2.6.2 Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung des Geräts

Jegliche Arbeiten und Änderungen an der elektrischen Ausrüstung des Geräts dürfen nur vom Sartorius Service vorgenommen werden. Das Gerät darf nur vom Sartorius Service geöffnet werden.

2.6.3 Netzgerät und Netzanschlusskabel

Bei Verwendung eines ungeeigneten Netzgeräts oder eines ungeeigneten und unzulänglich bemessenen Netzanschlusskabels können Personen schwer verletzt werden, z. B. durch Stromschläge.

- ▶ Nur das Original-Netzgerät und Original-Netzanschlusskabel verwenden.
- ▶ Wenn das Netzgerät oder Netzanschlusskabel ersetzt werden müssen: Den Sartorius Service kontaktieren. Das Netzgerät oder Netzanschlusskabel **nicht** reparieren oder modifizieren.

2.7 Verhalten im Notfall

Bei unmittelbarer Verletzungsgefahr für Personen oder bei Beschädigungsgefahr des Geräts, z. B. durch Fehlfunktionen oder gefährliche Situationen, muss das Gerät sofort außer Betrieb gesetzt werden.

- ▶ Das Gerät durch Ziehen des Netzanschlusskabels von der Spannungsversorgung trennen.
- ▶ Die Fehlfunktionen durch den Sartorius Service beseitigen lassen.

2.8 Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile

Ungeeignete Zubehörteile, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile können die Funktion und Sicherheit beeinträchtigen und folgende Konsequenzen haben:

- Gefährdung von Personen
 - Beschädigungen am Gerät
 - Fehlfunktionen des Geräts
 - Ausfall des Geräts
- ▶ Nur zugelassene Zubehörteile und Ersatzteile von Sartorius verwenden.
 - ▶ Nur technisch einwandfreie Zubehörteile, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile einsetzen.

2.9 Persönliche Schutzausrüstung

Die persönliche Schutzausrüstung schützt vor Gefährdungen durch die verarbeiteten Materialien. Wenn die persönliche Schutzausrüstung fehlt oder ungeeignet ist: Personen können verletzt werden.

- ▶ Wenn der Arbeitsbereich oder der Prozess, in dem das Gerät eingesetzt wird, eine persönliche Schutzausrüstung erfordert: Die persönliche Schutzausrüstung tragen.

2.10 Glasbruch

Komponenten aus Glas können durch Herunterfallen oder falsche Handhabung zerbrechen. Glasbruchkanten können zu Schnittverletzungen führen.

- ▶ Gerät nur am Geräteboden anheben, **nicht** am Windschutz.
- ▶ Beim Heben und Transportieren darauf achten, dass sich **keine** Personen und Gegenstände im Weg befinden.
- ▶ Die Bedienanzeige nur mit den Fingern bedienen. **Keine** spitzen oder scharfkantigen Gegenstände benutzen.

3 Gerätebeschreibung

3.1 Geräteübersicht

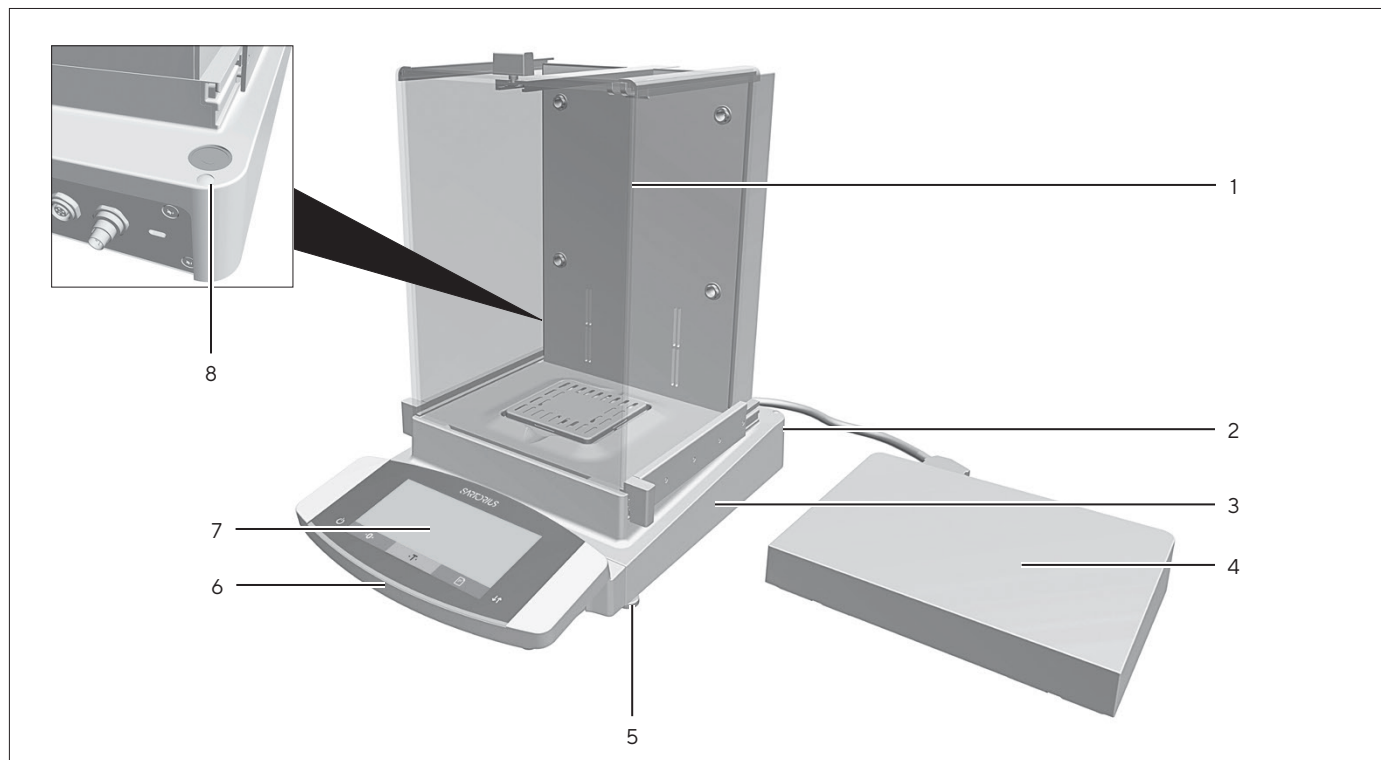


Abb.1: Semi-Mikrowaage mit motorischem Windschutz mit Ionisator und Elektronik-Box (Beispiel)

| Pos. | Name | Beschreibung |
|------|----------------|---|
| 1 | Wägeraum | |
| 2 | Typenschild | Nicht abgebildet |
| 3 | Wägemodul | |
| 4 | Elektronik-Box | Nur bei Semi-Mikrowaagen mit Elektronik-Box |
| 5 | Stellfuß | Motorisch einstellbar |
| 6 | Bedieneinheit | |
| 7 | Bedienanzeige | Berührempfindliche Oberfläche |
| 8 | Libelle | |

3.2 Windschutz

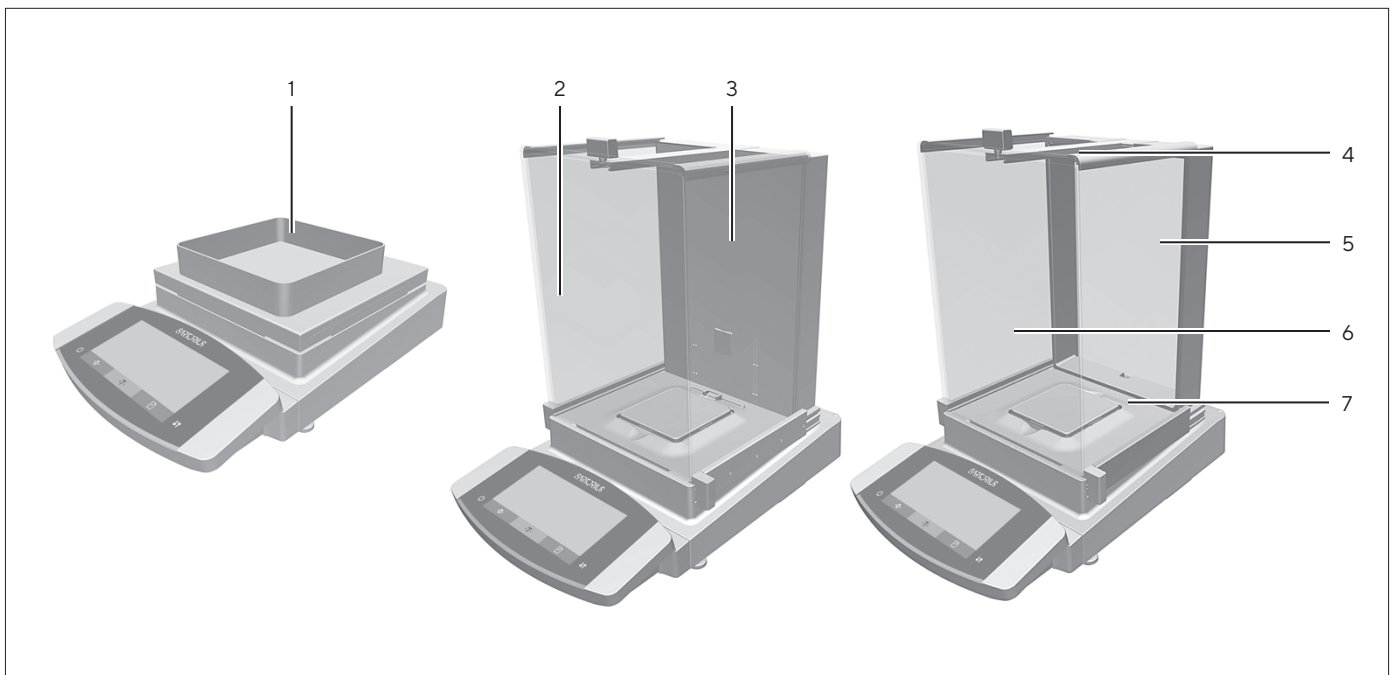


Abb. 2: Präzisionswaage mit Rahmenwindschutz, Analysenwaage mit motorischem Analysenwindschutz und Analysenwaage mit manuellem Analysenwindschutz (Beispiel)

| Pos. | Name | Beschreibung |
|------|--------------------|---|
| 1 | Rahmenwindschutz | Ist auf das Schirmblech aufgelegt. |
| 2 | Analysenwindschutz | <ul style="list-style-type: none"> – Kann am Türgriff des Deckschiebers oder an den Türgriffen der Seitenscheiben geöffnet werden. – Kann bei einigen Modellen motorisch geöffnet werden. |
| 3 | Gehäuserückwand | Aus Metall und Kunststoffteilen |
| 4 | Deckschieber | <ul style="list-style-type: none"> – Dient zum Öffnen der oberen Scheibe. – Kann manuell und bei einigen Modellen motorisch geöffnet werden. |
| 5 | Heckscheibe | Aus Glas |
| 6 | Frontscheibe | Aus Glas |
| 7 | Seitenscheibe | Kann manuell und bei einigen Modellen motorisch geöffnet werden. |

3.3 Waagschale und zugehörige Komponenten

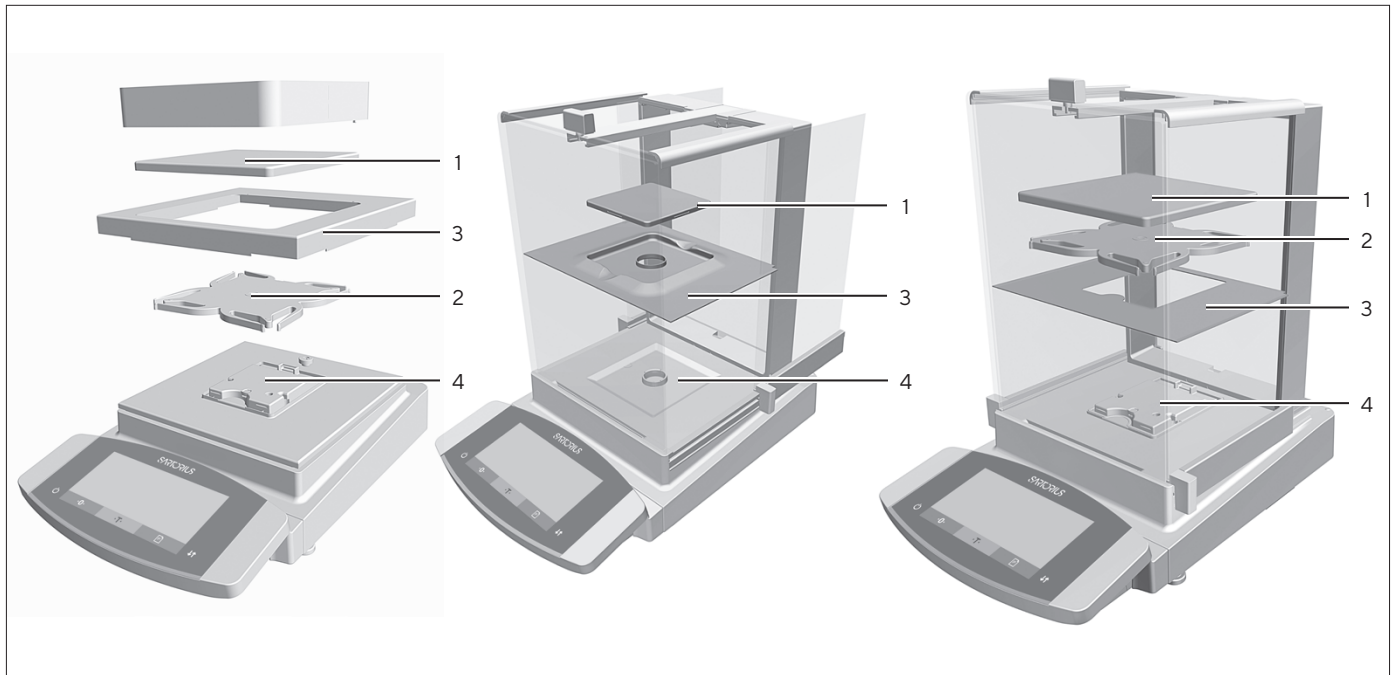


Abb. 3: Präzisionswaagen mit Rahmenwindschutz, Analysenwaage mit manuellem Analysenwindschutz und Präzisionswaage mit manuellem Analysenwindschutz (Beispiel)

| Pos. | Name | Beschreibung |
|------|-----------------|----------------------------------|
| 1 | Waagschale | |
| 2 | Unterschale | Nur bei Modellen mit Unterschale |
| 3 | Schirmblech | |
| 4 | Schalenaufnahme | |

3.4 Anschlüsse und Komponenten am Wägemodul

3.4.1 Analysenwaage und Präzisionswaage

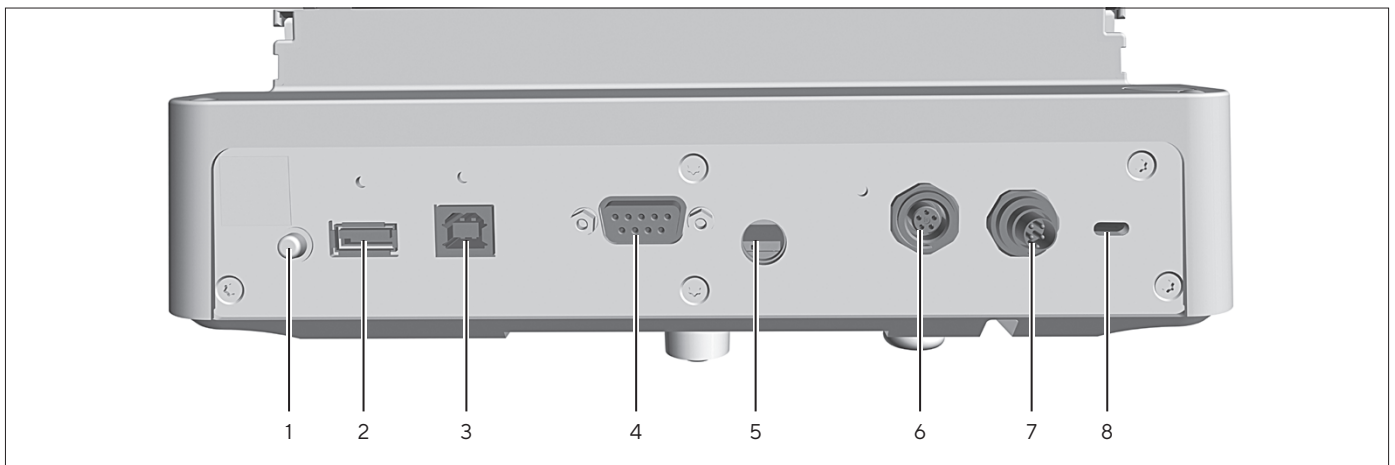


Abb. 4: Anschlüsse am Wägemodul der Analysenwaage und Präzisionswaage

| Pos. | Name | Beschreibung |
|------|-----------------------|--|
| 1 | Einschalt-Taster | Schaltet das Gerät ein aus dem Standby-Betrieb. |
| 2 | USB-A-Anschluss | Für Drucker und für Software-Updates über ein USB-Massenspeichergerät |
| 3 | USB-B-Anschluss | Für den Anschluss an einen PC |
| 4 | COM-RS232-Anschluss | 9-polig, für den Anschluss an einen PC oder SPS |
| 5 | Verriegelungsschalter | <ul style="list-style-type: none"> – Schützt das Gerät gegen Veränderungen der Geräteeinstellungen. – Ist bei konformitätsbewerteten Geräten versiegelt. |
| 6 | Peripherieanschluss | Für den Anschluss von Sartorius-Zubehör. |
| 7 | Spannungsversorgung | Für den Anschluss an die Spannungsversorgung |
| 8 | Befestigungsbuchse | Für den Anschluss einer „Kensington“-Diebstahlsicherung |

3.4.2 Semi-Mikrowaage mit Elektronik-Box

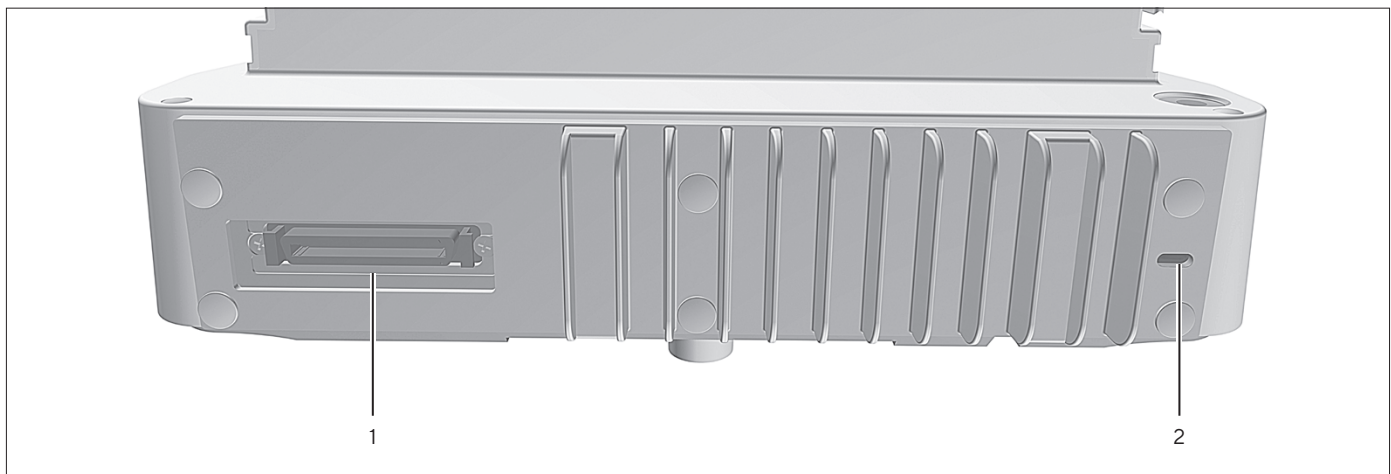


Abb. 5: Anschlüsse am Wägemodul der Semi-Mikrowaage mit Elektronikbox

| Pos. | Name | Beschreibung |
|------|--------------------------|---|
| 1 | Elektronik-Box-Anschluss | Für den Anschluss der Elektronik-Box an das Wägemodul |
| 2 | Befestigungsbuchse | Für den Anschluss einer „Kensington“-Diebstahlsicherung |

3.5 Anschlüsse und Komponenten an der Elektronik-Box

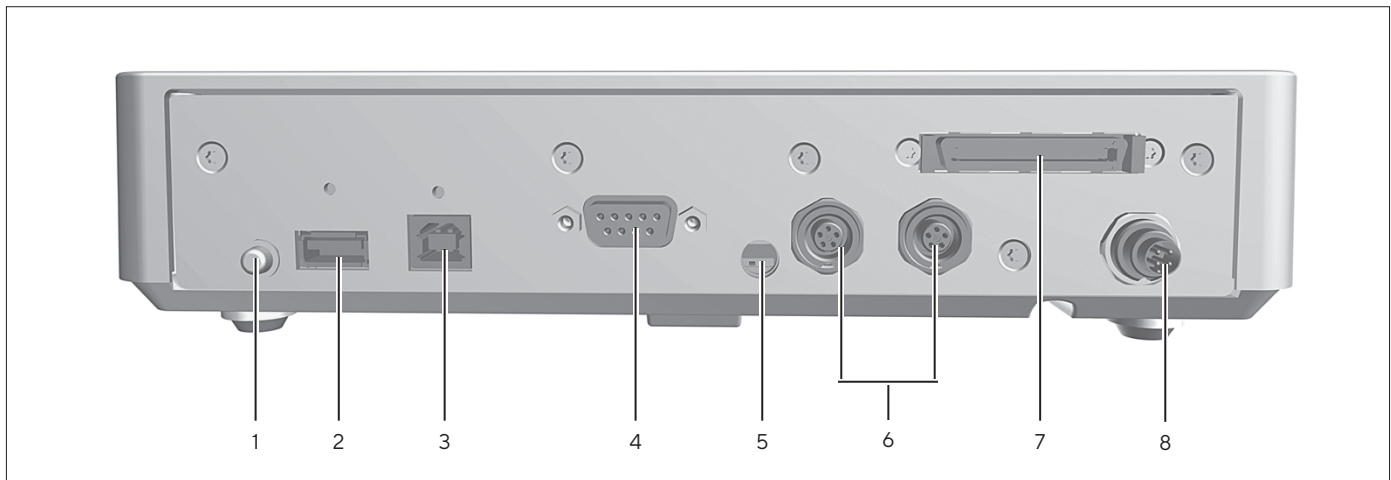


Abb. 6: Anschlüsse an der Elektronik-Box

| Pos. | Name | Beschreibung |
|------|-----------------------|--|
| 1 | Einschalt-Taster | Schaltet das Gerät ein aus dem Standby-Betrieb. |
| 2 | USB-A-Anschluss | Für Drucker und für Software-Updates über ein USB-Massenspeichergerät |
| 3 | USB-B-Anschluss | Für den Anschluss an einen PC |
| 4 | COM-RS232-Anschluss | 9-polig, für den Anschluss an einen PC oder SPS |
| 5 | Verriegelungsschalter | – Schützt das Gerät gegen Veränderungen der Geräteeinstellungen. – Ist bei konformitätsbewerteten Geräten versiegelt. |
| 6 | Peripherie-Anschluss | Für den Anschluss von Sartorius-Zubehör. |
| 7 | Wägemodulanschluss | Für den Anschluss der Elektronik-Box an das Wägemodul |
| 8 | Spannungsversorgung | Für den Anschluss an die Spannungsversorgung |

3.6 Anschlüsse an der Bedieneinheit

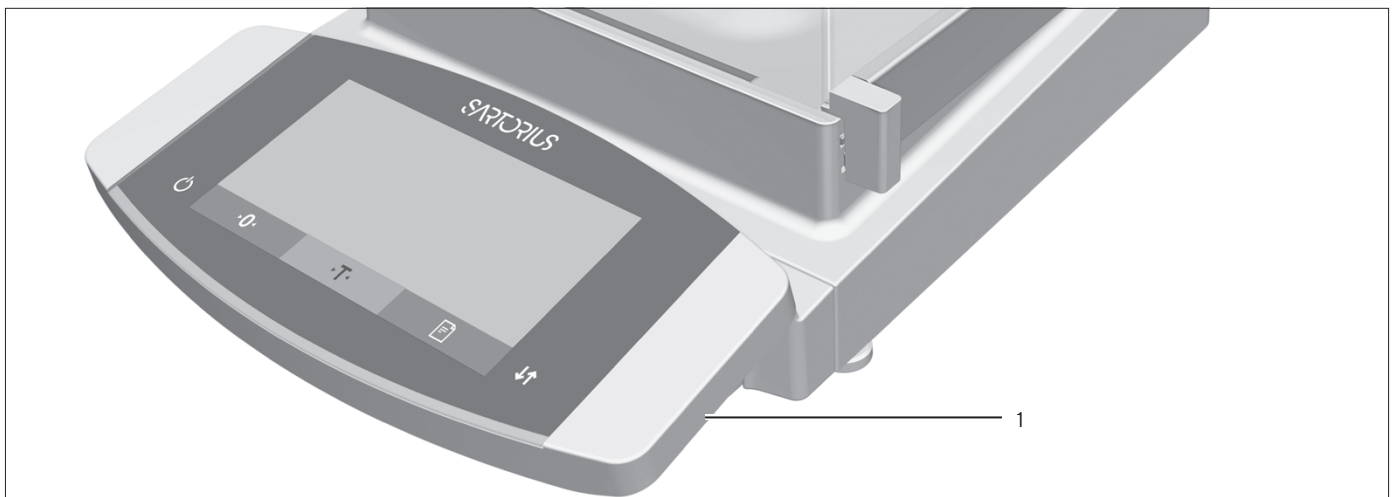


Abb.7: Anschlüsse an der Bedieneinheit

| Pos. | Name | Beschreibung |
|------|---------------|--|
| 1 | USB-Anschluss | Verdeckt, keine Funktion, nur für Sartorius Service |

3.7 Sicherheitseinrichtungen

3.7.1 Schutzkappen an der Analysenwaage und Präzisionswaage

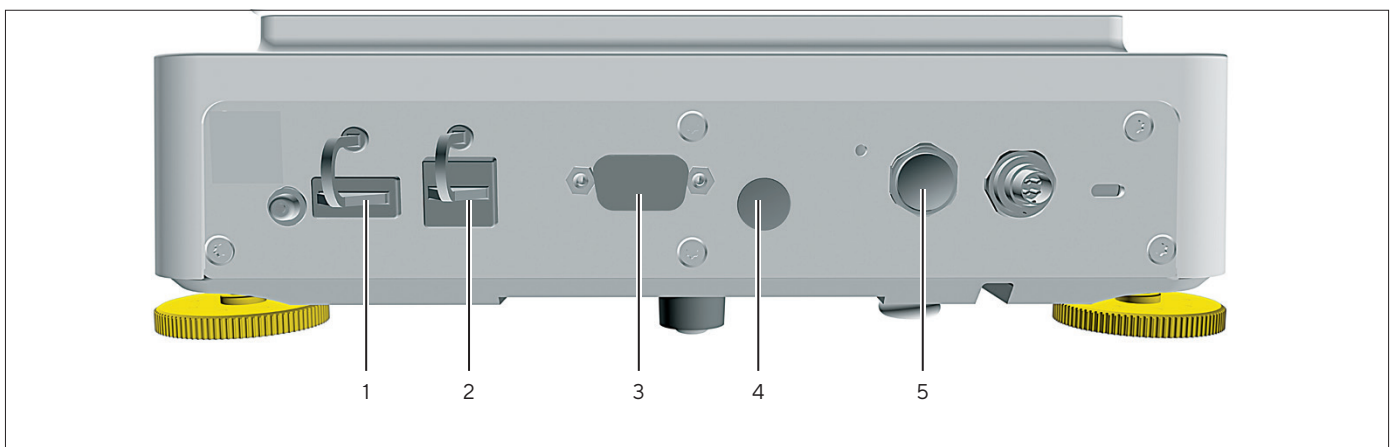


Abb.8: Schutzkappen am Wägemodul der Analysenwaage und Präzisionswaage

| Pos. | Name | Beschreibung |
|------|---------------------------------------|--|
| 1 | Schutzkappe für USB-A-Anschluss | Aufsatzhaube aus Kunststoff, am Gerät fixiert. |
| 2 | Schutzkappe für USB-B-Anschluss | Aufsatzhaube aus Kunststoff, am Gerät fixiert. |
| 3 | Schutzkappe für COM-RS232-Anschluss | Verschlusskappe aus Kunststoff, abnehmbar. |
| 4 | Schutzkappe für Verriegelungsschalter | Verschlusskappe aus Kunststoff, abnehmbar. |
| 5 | Schutzkappe für Peripherieanschluss | Verschlusskappe aus Kunststoff, abnehmbar. |

3.7.2 Schutzkappen an der Elektronik-Box

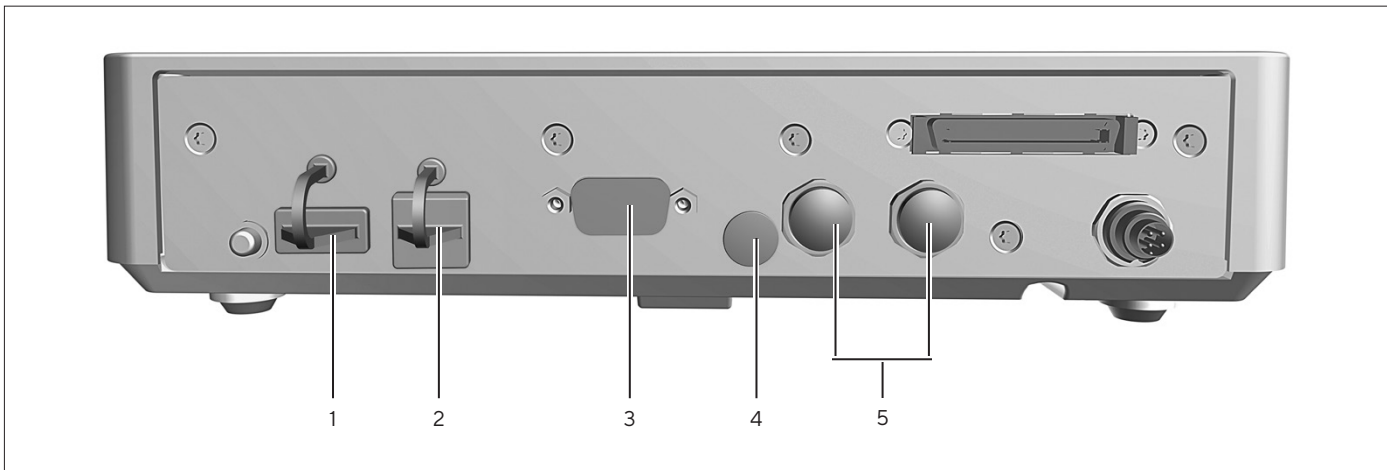


Abb. 9: Schutzkappen an der Elektronik-Box

| Pos. | Name | Beschreibung |
|------|---------------------------------------|--|
| 1 | Schutzkappe für USB-A-Anschluss | Aufsatzhaube aus Kunststoff, am Gerät fixiert. |
| 2 | Schutzkappe für USB-B-Anschluss | Aufsatzhaube aus Kunststoff, am Gerät fixiert. |
| 3 | Schutzkappe für COM-RS232-Anschluss | Verschlusskappe aus Kunststoff, abnehmbar. |
| 4 | Schutzkappe für Verriegelungsschalter | Verschlusskappe aus Kunststoff, abnehmbar. |
| 5 | Schutzkappen für Peripherieanschlüsse | Verschlusskappen aus Kunststoff, abnehmbar. |

3.8 Konformitätsbewertete Geräte

Einige Einstellungen der konformitätsbewerteten Modelle sind vor Änderungen durch den Bediener geschützt, z. B. Extern Justieren bei Geräten der Genauigkeitsklasse II. Diese Maßnahme dient dazu, die Eignung der Geräte für den Einsatz im eichpflichtigen Verkehr sicherzustellen.

3.9 Symbole am Gerät

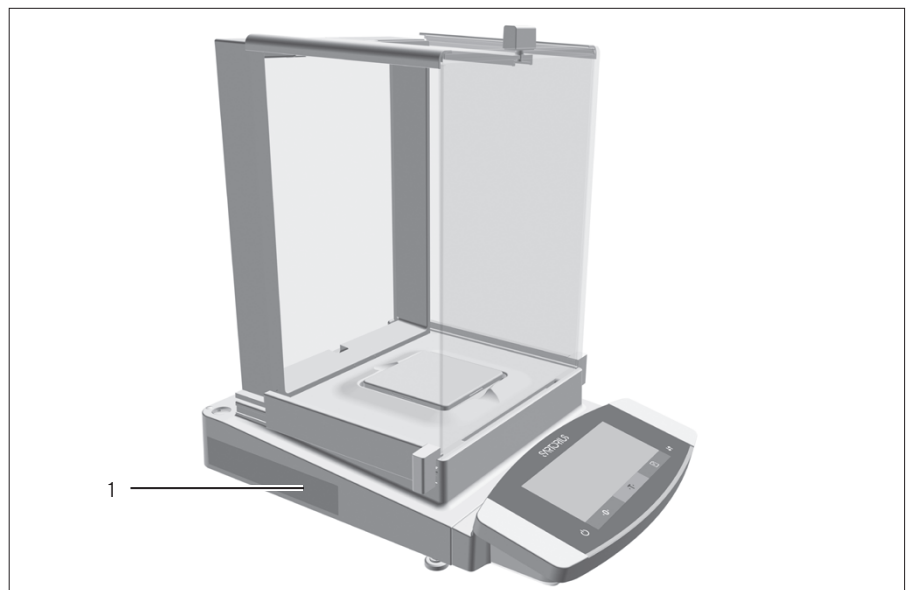



Abb.10: Kennzeichnungsschild am Gerät

| Pos. | Name | Beschreibung |
|------|----------------------|--|
| 1 | Kennzeichnungsschild | Zeigt die metrologischen Daten des Geräts. |

| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
|  | Während des Betriebs können Teile im Gerät unter Spannung stehen. Nur Elektrofachkräfte dürfen Zugang zu diesen Teilen haben und Arbeiten daran ausführen, z. B. Wartung und Reparaturen. |

4 Bedienkonzept

4.1 Bedienanzeige im Wägebetrieb

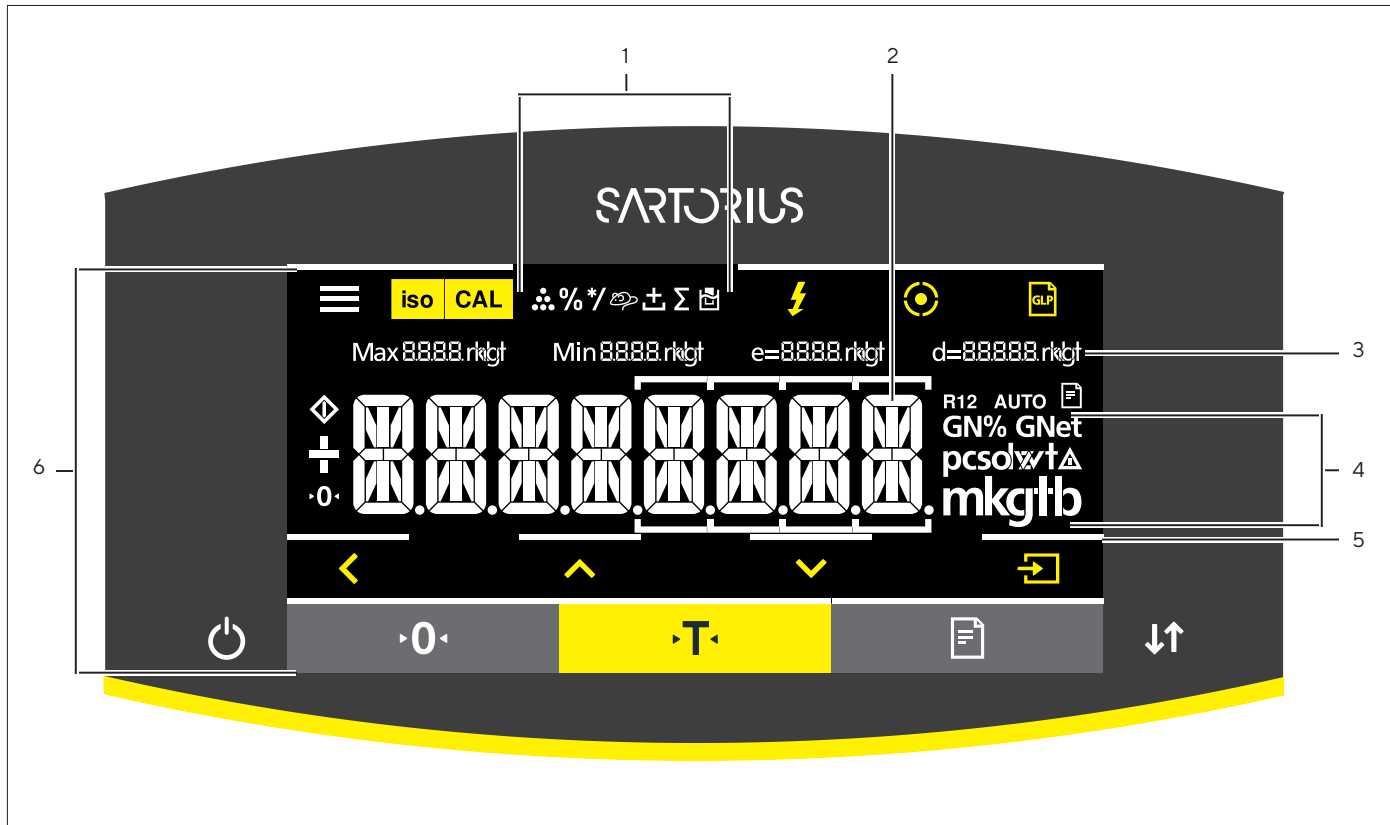


Abb.11: Bedienanzeige im Wägebetrieb (Beispiel)

| Pos. | Name | Beschreibung |
|------|--|---|
| 1 | Symbole für die eingestellte Anwendung | |
| 2 | Gewichtswertanzeige | In der gewählten Basiseinheit. |
| 3 | Metrologische Daten | |
| 4 | Wägeeinheiten | Zeigt die gewählte Basiseinheit, z. B. Gramm, [g]. |
| 5 | Optisches Touch-Feedback | Optischer Hinweis auf aktive Schaltfläche oder Taste. |
| 6 | Bedien- und Anzeigebereich | |

4.2 Bedienanzeige im Menü

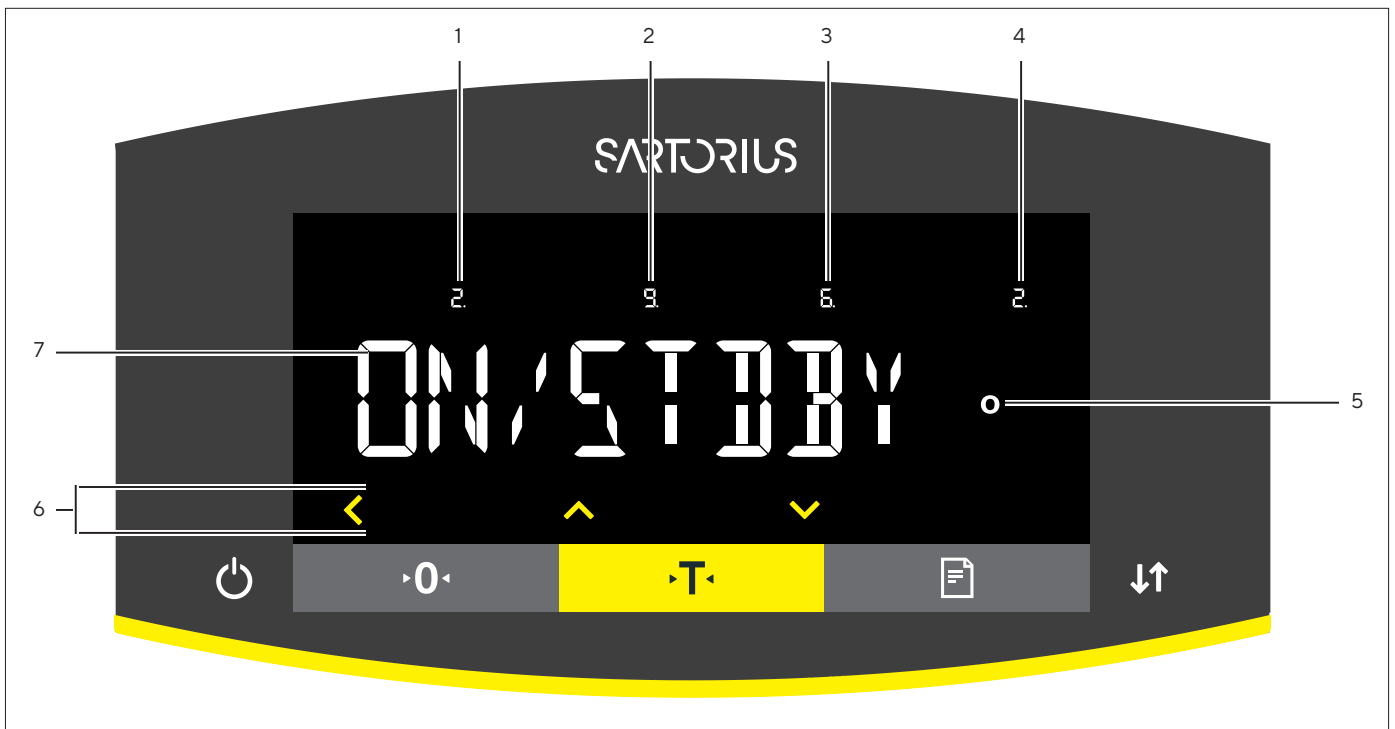













Abb. 12: Bedienanzeige im Menü (Beispiel)

| Pos. | Name | Beschreibung |
|------|-------------------------------------|---|
| 1 | Position in der 1. Menü-Ebene | Zeigt die Position des angezeigten Menüs oder Einstellwerts in bis zu 4 Menü-Ebenen an. |
| 2 | Position in der 2. Menü-Ebene | |
| 3 | Position in der 3. Menü-Ebene | |
| 4 | Position in der 4. Menü-Ebene | |
| 5 | Anzeige [Rechenwerte] | Hinweis zum eingestellten Menüpunkt |
| 6 | Bedienbereich | |
| 7 | Name des Menüs oder der Einstellung | |




4.3 Schaltflächen und Tasten der Bedienanzeige

| Symbol | Name | Beschreibung |
|---|--------------------------|--|
|  | Schaltfläche [Menü] | <ul style="list-style-type: none"> Bei getippter Schaltfläche: Öffnet das Einstellungsmenü. Bei lange gedrückt gehaltener Schaltfläche: Wechselt zur Versions-Anzeige. |
|  | Schaltfläche [isoCAL] | <ul style="list-style-type: none"> Startet die eingestellte Kalibrier- oder Justier-Funktion. Bei blinkender Schaltfläche: Startet die isoCAL-Funktion. |
|  | Schaltfläche [Justieren] | Startet die eingestellte Kalibrier- oder Justier-Funktion. |
|  | Schaltfläche [Ionisator] | Nur bei Semi-Mikro- und Analysenwaage mit integriertem Ionisator: Startet einen Ionisiervorgang. |

| Symbol | Name | Beschreibung |
|---|---------------------------------------|--|
|  | Schaltfläche [Nivellieren] | Startet einen Nivelliervorgang. |
|  | Schaltfläche [GLP] | <ul style="list-style-type: none"> – Beendet das GLP-Protokoll und startet den Druck des GLP-Fußes. – Wenn die Anwendung „Netto-Total“, „Summieren“ oder „Statistik“ aktiv ist: Drückt und löscht die gespeicherten Werte und beendet die Anwendung. |
|  | Schaltfläche [Einheitenwechsel] | <p>Wenn die Funktion „Einheitenwechsel“ aktiv ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bei lange gedrückt gehaltener Schaltfläche: Ruft das Menü der Funktion „Einheitenwechsel“ auf. – Bei getippter Schaltfläche: Schaltet zwischen der Anzeige Basiseinheit und bis zu 4 weiteren Einheiten um. |
|  | Schaltfläche [Kein gültiger Wägewert] | Bei konformitätsbewerteten Geräten: Zeigt die Ursache einer Störung an. |
|  | Schaltfläche [Zurück] | <ul style="list-style-type: none"> – Im Menü: <ul style="list-style-type: none"> – Bei getippter Schaltfläche: Kehrt zurück zur vorherigen Anzeige. – Bei lange gedrückt gehaltener Schaltfläche: Speichert Menüeinstellungen. – Bei einer Zifferneingabe: Wählt die vorige Ziffernstelle aus. – Bei einer aktiven Anwendung: Bricht die Anwendung ab und löscht den eingestellten Referenzwert. |
|  | Schaltfläche [Auf] | <ul style="list-style-type: none"> – Im Menü: Scrollt durch die Menü-Ebenen oder die verfügbaren Einstellwerte. – Bei einer Zifferneingabe: Erhöht den angezeigten Wert. |
|  | Schaltfläche [Ab] | <ul style="list-style-type: none"> – Im Menü: Scrollt durch die Menü-Ebenen oder die verfügbaren Einstellwerte. – Bei einer Zifferneingabe: Vermindert den angezeigten Wert. – In der Hauptanzeige einer aktiven Anwendung: Ruft die Anzeige zum Einstellen der Referenzwerte auf. |
|  | Schaltfläche [Bestätigen] | <ul style="list-style-type: none"> – Im Menü: Ruft die angezeigte Menü-Ebene auf oder bestätigt den angezeigten Einstellwert. – Bei einer Zifferneingabe: Wählt die nächste Ziffernstelle aus. – In der Hauptanzeige einer aktiven Anwendung: Startet den Anwendungsprozess und speichert den eingestellten Referenzwert. |
|  | Taste [Ein Aus] | <ul style="list-style-type: none"> – Bei kurz gedrückter Taste: Schaltet die Bedienanzeige ein. – Bei lange gedrückt gehaltener Taste: Schaltet die Bedienanzeige aus. |
|  | Taste [Null stellen] | Stellt das Gerät null. |
|  | Taste [Tara] | Startet das Trieren. |
|  | Taste [Drucken] | Gibt die Anzeigewerte über die integrierten Datenschnittstellen aus. |
|  | Taste [Wechsel] | <ul style="list-style-type: none"> – Bei Modellen mit motorischem Windschutz: Öffnet oder schließt die Türen am Windschutz. – Bei Modellen ohne motorischem Windschutz, wenn die Funktion „Einheitenwechsel“ aktiv ist: <ul style="list-style-type: none"> – Bei kurz gedrückter Taste: Schaltet zwischen den eingestellten Wägeeinheiten um. – Bei lange gedrückt gehaltener Taste: Ruft das Menü der Funktion „Einheitenwechsel“ auf. |

4.4 Anzeigen in der Bedienanzeige

| Symbol | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------------|---|
|  | Anzeige [Nivellieren] | <ul style="list-style-type: none"> – Zeigt an, dass das Gerät nivelliert ist. – Wenn der mittlere Kreis blinkt: Zeigt an, dass das Gerät nicht nivelliert ist. |
|  | Anzeige [Nivellieren] | Blinkt, während das Gerät nivelliert. |
|  | Anzeige [Zählen] | Zeigt an, dass die Anwendung „Zählen“ gewählt ist. |
|  | Anzeige [Prozentwägen] | Zeigt an, dass die Anwendung „Prozentwägen“ gewählt ist. |
|  | Anzeige [Verrechnen] | Zeigt an, dass die Anwendung „Verrechnen“ gewählt ist. |
|  | Anzeige [Tierwägen] | Zeigt an, dass die Anwendung „Tierwägen“ gewählt ist. |
|  | Anzeige [Netto-Total] | Zeigt an, dass die Anwendung „Netto-Total“ gewählt ist. |
|  | Anzeige [Summieren] | Zeigt an, dass die Anwendung „Summieren“ gewählt ist. |
|  | Anzeige [Dichtebestimmung] | Zeigt an, dass die Anwendung „Dichtebestimmung“ gewählt ist. |
|  | Anzeige [Statistik] | Zeigt an, dass die Anwendung „Statistik“ gewählt ist. |
|  | Anzeige [Busy] | Zeigt an, dass das Gerät einen Befehl bearbeitet. |
|  | Anzeige [Vorzeichen] | Zeigt an, ob es sich bei der Anzeige um einen positiven oder negativen Wert handelt. |
|  | Anzeige [Null] | Bei einigen konformitätsbewerteten Geräten: Zeigt an, dass das Gerät null gestellt ist. |
|  | Anzeige [AUTO] | Zeigt an, dass die Anwendung „Tierwägen“ automatisch startet. |
|  | Anzeige [Datenausgabe] | Zeigt an, dass die Datenausgabe aktiv ist. |
|  | Anzeige [Prozent] | Zeigt an, dass es sich bei der Anzeige um einen Prozentwert handelt. |
|  | Anzeige [Netto] | Zeigt an, dass es sich bei der Anzeige um einen Netto-Wert handelt. |
|  | Anzeige [Rechenwert] | <ul style="list-style-type: none"> – Im Menü: Kennzeichnet den ausgewählten Einstellwert. – Wenn die Anwendung „Verrechnen“ oder „Dichtebestimmung“ aktiv ist: Zeigt an, dass es sich bei der Anzeige um einen verrechneten Wert handelt. |
|  | Anzeige [Einheitensymbol] | Zeigt die eingestellte Gewichtseinheit an, z. B. [g] für „Gramm“. |

| Symbol | Name | Beschreibung |
|---|-------------------------------------|--|
|  | Anzeige [Stückzahl] | Zeigt an, dass es sich bei der Anzeige um eine Stückzahl handelt. |
|  | Anzeige [Kein gültiger Wägewert] | <ul style="list-style-type: none"> – Zeigt an, dass es sich bei der Anzeige nicht um einen Wägewert handelt, sondern um das berechnete Ergebnis einer Anwendung, z. B. bei der Anwendung „Summieren“. – Bei konformitätsbewerteten Geräten: Weist auf eine Störung hin. Die Ursache dieser Störung wird nach Drücken der Schaltfläche [Kein gültiger Wägewert] angezeigt. |
|  | Anzeige [Richtungspfeile] | Wenn das Nivellieren mit Neigungssensor aktiv ist: Zeigt die Drehrichtung des Stellfußes an. |

4.5 Menüstruktur

4.5.1 Übersicht Menü Geräteeinstellungen

► In Menüs navigieren (siehe Kapitel 4.6, Seite 29).

| Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Beschreibung |
|---------|---------|--|--|
| SETUP | WAAGE | UMGEB. „Umgebungs- bedingungen“ | Die Umgebungsbedingungen am Aufstellort des Geräts eingeben. |
| | | APP.FIL „Anwendungsfilter“ | Die Belastungsschwankungen in der Anzeige ausgleichen. Die Belastungsschwankungen treten zwischen dem vollständigen Auflegen des Wägeguts und dem Erreichen der endgültigen Resultatsanzeige auf. |
| | | STILLST. „Stillstandsbreite“ | Die Genauigkeit der Stillstandsbreite festlegen. Erscheint das Symbol der Gewichtseinheit, so ist das Wägeergebnis innerhalb des durch die Stillstandsbreite angegebenen Bereichs stabil |
| | | ST.VERZ. „Stillstands- verzögerung“ | Die Dauer der Stillstandsverzögerung festlegen. Die Stillstandsverzögerung dient dazu Restschwankungen beim Einschwingen des Geräts zu überbrücken, um gesicherte Ergebnisse anzuzeigen. |
| | | ZERO/TAR. „Nullstellen und Tarieren“ | Den Auslöser für das Nullstellen und Tarieren festlegen. |
| | | AUT.ZERO „Autozero“ | Die automatische Kontrolle der Null-Anzeige aktivieren deaktivieren. Die Abweichungen eines fest eingestellten Bruchteils von Ziffernschritten pro Sekunde vom Anzeige-Nullpunkt ausgehend werden automatisch null gestellt. |
| | | EINHEIT | Die Gewichtseinheit festlegen, z. B. Gramm, Kilogramm, Pound. In Abhängigkeit der länderspezifischen Modellvariante stehen nicht alle gelisteten Gewichtseinheiten zur Verfügung. Bei konformitätsbewerteten Geräten können Gewichtseinheiten gesperrt sein, je nach nationaler Eichgesetzgebung. |

| Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Beschreibung |
|---------|--------------------------------------|---|--|
| SETUP | WAAGE | STELLEN | Festlegen, ob alle Nachkommastellen angezeigt werden. Eine geringere Anzeigegenauigkeit ermöglicht eine schnellere Anzeige. Die Einstellungsmöglichkeit entfällt bei konformitätsbewerteten Geräten. |
| | | CAL.JUST. „Justieren“ | Die Funktion der Schaltfläche [Justieren] festlegen. |
| | | CAL.ABL. „Ablauf des Justiervorgangs“ | Den Ablauf der Funktion „Kalibrieren und Justieren“ festlegen. |
| | | EIN Z/T Einschalt-Tara/Null | Das automatische Trieren bei Gerätestart aktivieren deaktivieren. |
| | | ISOCAL | Die isoCAL-Funktion konfigurieren. |
| | | CAL.EINH. „Justier-Gewichts- einheit“ | Die Gewichtseinheit für das Justiergewicht festlegen. |
| | | ALGM.DNST. „Allgemeine Dienste“ | MEN.RESET „Menü-Reset“ |
| GERAET | RS-232 „COM-RS232, 9-polig“ | DAT.PROT. | Das Kommunikations-Protokoll für das angeschlossene Gerät einstellen. |
| | | BAUD | Die Baudrate für das angeschlossene Gerät einstellen. |
| | | PARITY | Die Parität für das angeschlossene Gerät einstellen. |
| | | HANDSHK. | Den Handshake zwischen der Waage und dem Gerät einstellen. |
| | | DATABIT | Die Anzahl der Datenbits einstellen. |
| | PC-USB „USB-B (Device/ Slave)“ | DAT.PROT. | Das Kommunikationsprotokoll für den angeschlossenen PC einstellen. |
| | | BAUD | Die Baudrate für den angeschlossenen PC einstellen. |
| | | PARITY | Die Parität für den angeschlossenen PC einstellen. |
| | | HANDSHK. | Den Handshake zwischen dem Gerät und dem angeschlossenen PC einstellen. |
| | | DATABIT | Die Anzahl der Datenbits einstellen. |
| | USB „USB-A (Host/ Master)“ | ERKAN.GER. „Erkannte Geräte“ | Das per USB-A angeschlossene Gerät anzeigen lassen. |

| Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Beschreibung | |
|--|---|--|--|---|
| GERAET | WINDSCH. „Windschutz“ Nur bei Geräten mit motorischem Windschutz. | KONTROLL. | Die Taste [Wechsel] für den motorischen Windschutz aktivieren deaktivieren. | |
| | | IONISAT. | Nur bei Geräten mit Ionisator: Festlegen, ob ein Ionisiervorgang nach dem Schließen des Windschutzes startet. | |
| | | INT.JUST. | Die Funktion des Windschutzes beim Start eines internen Justiervorgangs festlegen. | |
| | IONISAT. „Ionisator“ Nur bei Geräten mit Ionisator. | LEISTUNG | Die Intensität des Ionisiervorgangs festlegen. | |
| | | DAUER | Die Dauer des Ionisiervorgangs in Sekunden festlegen. | |
| | NIVELL. „Nivellieren“ | LIBELLE | Die Einstellungen für den integrierten Neigungssensor festlegen. | |
| | | START | Den Auslöser für das automatische Nivellieren festlegen. | |
| | GESTEN.S. „Gestensensor“ | KONTROLL. | Den Gestensensor aktivieren deaktivieren. | |
| | | GEST.ANZ. „Anzahl“ | Die Anzahl der möglichen Gesten festlegen. | |
| | | LINK.BEF. | Die Funktion für die linke Geste festlegen. | |
| | | RECH.BEF. | Die Funktion für die rechte Geste festlegen. | |
| | | OBEN.BEF. | Die Funktion für die Geste nach oben festlegen. | |
| | | UNTEN.BEF. | Die Funktion für die Geste nach unten festlegen. | |
| | EXTRAS | MENUE | Die Einstellungsparameter des Menüs sperren oder entsperren. | |
| | | HUPE | Das akustische Signal einstellen oder deaktivieren. | |
| | | TASTEN | Die Tastensperre aktivieren deaktivieren. | |
| | | ON-MODE „Einschalt- und Ausschalt-Optionen“ | Die Einschalt- und Ausschalt-Optionen des Geräts konfigurieren, z. B. Wechsel zwischen Standby-Modus und Betriebs-Modus. | |
| | | BELEUCHT. | Die Beleuchtung der Bedienanzeige aktivieren deaktivieren. | |
| | DAT.AUSG. „Daten- ausgabe“ | KOMM.SBI „Kommunikation SBI“ | KOM.AUSG. | Die Datenausgabe konfigurieren. |
| | | | ABBRUCH | Festlegen, ob die automatische Datenausgabe mit der Taste [Drucken] gestoppt und gestartet werden kann. |
| AUTO.ZYK. „Zeitabhängiges Intervall“ | | | Ein Intervall für die automatische Datenausgabe festlegen. | |
| FORMAT | | | Das Datenausgabeformat (Zeichen pro Zeile) festlegen. | |
| AUTO.TARA | | | Das automatische Tarieren nach der Druckausgabe aktivieren deaktivieren. | |

| Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Beschreibung |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| DAT.AUSG. „Daten- ausgabe“ | DRUCK.PAR. Einstellungen für die Druckausgabe und PC-Direkt- übertragung | AUSLOES. „Auslöser“ | Festlegen, ob die Druckausgabe oder die Datenausgabe für die PC-Direktübertragung mit oder ohne Stillstand der Waage erfolgt. |
| | | FORMAT | Das Format für die Druckausgabe (Zeichen pro Zeile) festlegen. |
| | | INIT.DAT. „Initialisierung“ | Die Einstellungen für die Druckerinitialisierung festlegen. |
| | | GLP | Die Einstellungen für den GLP-konformen Druck festlegen. |
| | | TAR./PRT. „Tara/Druck“ | Das automatische Trieren nach jedem Druckvorgang aktivieren deaktivieren. |
| | | UHRZEIT | Das Format für die Uhrzeit festlegen. |
| | | DATUM | Das Format für die Datumsanzeige festlegen. |
| | PC.DIREKT PC-Direkt- übertragung | DEZ.ZEICH. | Das Dezimaltrennzeichen festlegen. |
| | | AUSG.FORM. | Das Ausgabeformat für den Datenaustausch zwischen Waage und PC festlegen. |
| | ANWEND. „Anwen- dungen“ | WIEGEN (Werkseinstellung) | EINHEIT |
| ZAEHLEN | | AUFLOES. | Die Auflösung des Wägewerts für die Anwendung „Zählen“ festlegen. |
| | | OPTIM. „Referenz- optimierung“ | Die automatische Referenzoptimierung für die Anwendung „Zählen“ aktivieren deaktivieren. |
| PROZENT „Prozentwägen“ | | N.KOMMA „Nachkomma- stellen“ | Die Anzahl der Dezimalstellen für die Anwendung „Prozentwägen“ festlegen. |
| NET.TOT. „Netto-Total“ | | KO.DRUCK „Komponenten- druck“ | Den Komponentendruck für die Anwendung „Netto-Total“ aktivieren deaktivieren. |
| SUMME „Summieren“ | | KO.DRUCK „Komponenten- druck“ | Den Komponentendruck für die Anwendung „Summieren“ aktivieren deaktivieren. |
| TIERWG. „Tierwägen“ | | TIERBEW. „Tierbewegung“ | Die Bewegungsstärke des Wägeguts bei der Anwendung „Tierwägen“ festlegen. |
| | | START | Den Auslöser für den Start des Tierwägens festlegen. |
| VERRECH. „Verrechnen“ | | METHODE | Die Rechenmethode für die Anwendung „Verrechnen“ festlegen. |
| | | N.KOMMA „Nachkomma- stellen“ | Die Anzahl der Dezimalstellen für die Anwendung „Verrechnen“ festlegen. |

| Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Beschreibung |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| ANWEND. „Anwendungen“ | DICHTE „Dichtebestimmung“ | N.KOMMA „Nachkommastellen“ | Die Anzahl der Dezimalstellen für die Anwendung „Dichtebestimmung“ festlegen. |
| | STATIST. „Statistik“ | KO.DRUCK „Komponentendruck“ | Den Komponentendruck für die Anwendung „Statistik“ aktivieren deaktivieren. |
| | | TAR./STAT. „Tara / Statistik“ | Das automatische Trieren für die Anwendung „Statistik“ aktivieren deaktivieren. |
| UPDATE | | | Ein Firmware-Update starten. Das Menü ist nur verfügbar, wenn ein USB-Massenspeichergerät angeschlossen ist. |
| INPUT | IDENT.NR. | | Die eingegebene ID-Nummer für das Gerät speichern. |
| | LOT ID | | Aktiviert deaktiviert den Ausdruck einer Zeile für die LOT-ID im GLP-Protokoll. Die LOT-ID kann handschriftlich in die Zeile eingetragen werden. |
| | DATUM | | Das Datum einstellen. |
| | UHRZEIT | | Die Uhrzeit einstellen. |
| | PASS.USER. | | Das Benutzerpasswort festlegen. |
| | PASS.DEL. | | Das Benutzerpasswort löschen. Das Menü ist nur verfügbar, wenn ein Benutzerpasswort festgelegt ist. |
| | PASS.SERV. | | Den Service-Mode aktivieren. |
| | CAL.GEW. „Justiergewicht“ | | Den externen Benutzer-Justiergewichtswert festlegen. |
| | INTERV. | | Das Intervall für die automatische Datenausgabe der Parameter „DAT.AUSG. / KOMM.SBI / AUTO.ZYK / INTERV“ und „DAT.AUSG / DRUCKPAR. / AUSLOES. / INTERV.“ ändern. |
| INFO „Geräteinformation“ | VER.NR. „Versionsnummer“ | | Die Software-Versionsnummer anzeigen. |
| | SER.NR. „Seriennummer“ | | Die Seriennummer des Geräts anzeigen. |
| | MODELL | | Die Modellbezeichnung des Geräts anzeigen. |
| | APC VERS. | | Die Software-Version des APC-Prozessors anzeigen. |
| | BAC VERS. | | Die Software-Version des BAC-Prozessors anzeigen. |
| | MCU VERS. | | Die Software-Version des MCU-Prozessors anzeigen. |
| | WPC VERS. „Windschutz-Version“ | | Die Software-Version des Windschutzes anzeigen. |
| SPRACHE | | | Die Menüsprache ändern. |

Übersicht Menü Funktion „Einheitenwechsel“

- ▶ In Menüs navigieren (siehe Kapitel 4.6, Seite 29).

| Ebene 1 | Beschreibung |
|-----------|---|
| Einheit 1 | Die angezeigte Gewichtseinheit und die Auflösung für die 1. umschaltbare Einheit festlegen. |
| Einheit 2 | Die angezeigte Gewichtseinheit und die Auflösung für die 2. umschaltbare Einheit festlegen. |
| Einheit 3 | Die angezeigte Gewichtseinheit und die Auflösung für die 3. umschaltbare Einheit festlegen. |
| Einheit 4 | Die angezeigte Gewichtseinheit und die Auflösung für die 4. umschaltbare Einheit festlegen. |

4.6 In Menüs navigieren

Vorgehen



- ▶ Um das Einstellungsmenü aufzurufen: Auf die Schaltfläche [Menü] tippen.



- ▶ Um durch alle Menüs derselben Ebene zu scrollen: Auf die Schaltfläche [Auf] oder [Ab] tippen.




- ▶ Um auf die angezeigte Menü-Ebene zu wechseln: Auf die Schaltfläche [Bestätigen] tippen.
- ▶ Um durch die Einstellwerte zu scrollen: Auf die Schaltfläche [Auf] oder [Ab] tippen.
- ▶ Um den in der Anzeige angezeigten Einstellwert oder die angezeigte Anwendung auszuwählen: Auf die Schaltfläche [Bestätigen] tippen.




- ▶ Die Anzeige [Wert] kennzeichnet den ausgewählten Einstellwert oder die ausgewählte Anwendung.



- ▶ Um auf die nächsthöhere Menü-Ebene zurückzukehren: Auf die Schaltfläche [Zurück] tippen.
- ▶ Um das Einstellungsmenü zu verlassen: Auf der Hauptmenü-Ebene auf die Schaltfläche [Zurück] tippen.

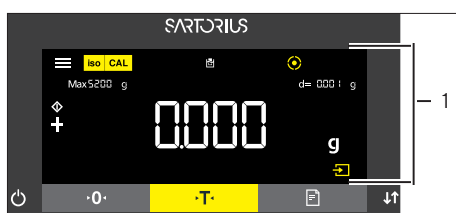


- ▶ Wenn die Startanzeige (1) einer ausgewählten Anwendung angezeigt wird:
 - ▶ Um die Anwendung zu starten ohne den voreingestellten Referenzwert zu ändern: Auf die Schaltfläche [Bestätigen] tippen.
 - ▶ Um vor dem Starten der Anwendung einen Referenzwert zu ändern, z. B. Dichtewert, Divisor oder Referenzstückzahl: Auf die Schaltfläche [Ab] tippen.
 - ▶ Die Referenzwertanzeige der ausgewählten Anwendung wird angezeigt.

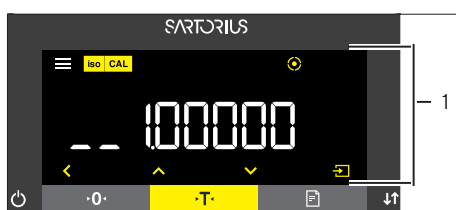


- ▶ Wenn in der Referenzwertanzeige (1) einer ausgewählten Anwendung ein Referenzwert mit Dezimalstellen gewählt werden muss, z. B. bei den Anwendungen „Dichtebestimmung“ oder „Verrechnen“:
 - ▶ Die ausgewählte Ziffernstelle blinkt.
 - ▶ Mit der Schaltfläche [Auf] oder [Ab] den Wert an der ausgewählten Ziffernstelle ändern.

- ▶ Wenn eine andere Ziffernstelle als die letzte Ziffernstelle ausgewählt ist: Mit der Schaltfläche [Bestätigen] die nächste Ziffernstelle auswählen.
- ▶ Wenn eine andere Ziffernstelle als die erste Ziffernstelle ausgewählt ist: Mit der Schaltfläche [Zurück] die vorige Ziffernstelle auswählen.
- ▶ Wenn die letzte Ziffernstelle ausgewählt ist: Mit der Schaltfläche [Bestätigen] den angezeigten Referenzwert speichern und den Anwendungsprozess starten.
- ▶ Wenn die erste Ziffernstelle ausgewählt ist: Mit der Schaltfläche [Zurück] den angezeigten Referenzwert löschen und zur Startanzeige der Anwendung zurückkehren.

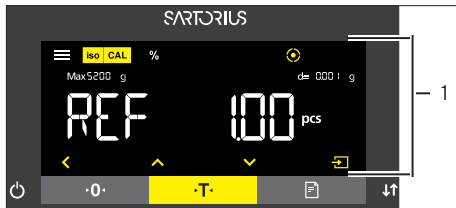

- ▶ Wenn in der Referenzwertanzeige (1) einer ausgewählten Anwendung ein ganzzahliger Referenzwert gewählt werden muss, z. B. bei den Anwendungen „Prozentwägen“ oder „Tierwägen“:
 - ▶ Auf die Schaltfläche [Auf] oder [Ab] tippen. Dadurch wird der Referenzwert um 1 erhöht oder vermindert.
 - ▶ Die Schaltfläche [Auf] oder [Ab] gedrückt halten. Dadurch wird der Referenzwert um 10 erhöht oder vermindert.
 - ▶ Um die Anwendung zu starten: Auf die Schaltfläche [Bestätigen] tippen.
 - ▶ Um den angezeigten Referenzwert zu löschen und zur Startanzeige der Anwendung zurückzukehren: Auf die Schaltfläche [Zurück] tippen.

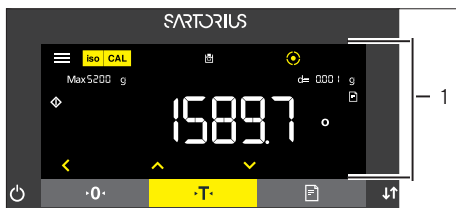

- ▶ Wenn die Ergebnisanzeige (1) einer ausgewählten Anwendung angezeigt wird:
 - ▶ Um zwischen der Anzeige des Anwendungsergebnisses und der Anzeige des eingestellten Referenzwerts umzuschalten: Auf die Schaltfläche [Auf] oder [Ab] tippen.
 - ▶ Um die Ergebnisanzeige zu verlassen, den eingestellten Referenzwert und das Ergebnis der Anwendung zu löschen: Auf die Schaltfläche [Zurück] tippen.

5 Installation

5.1 Lieferumfang

| Artikel | Menge |
|--|-------|
| Gerät | 1 |
| Waagschale | 1 |
| Schirmblech | 1 |
| Bei Modellen mit Unterschale: Unterschale | 1 |
| Netzgerät | 1 |
| Länderspezifisches Netzanschlusskabel mit Prüfsiegel | 1 |
| USB-Anschlusskabel | 1 |
| Arbeitsschutzhaube für die Bedieneinheit | 1 |
| Bei Modellen mit Analysenwindschutz: Staubschutzhaube | 1 |
| Bei Modellen ohne Windschutz: Arbeitsschutzhaube für das Wägemodul | 1 |
| Bei Semi-Mikrowaagen: Elektronik-Box mit Netzanschlusskabel | 1 |
| Bei Semi-Mikrowaagen: Verbindungskabel für Elektronik-Box | 1 |

5.2 Aufstellort wählen


Vorgehen

- ▶ Sicherstellen, dass am Aufstellort die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

| Bedingung | Merkmale |
|----------------------|--|
| Umgebungsbedingungen | Eignung geprüft (siehe Kapitel „15.3 Umgebungsbedingungen“, Seite 84) |
| Stellfläche | Stabil, erschütterungsarm und eben |
| | Nicht direkt an einer Wand |
| | Ausreichende Größe für das Gerät und die Peripheriegeräte (Platzbedarf Gerät siehe Kapitel „15.1 Abmessungen und Gewicht“, Seite 82, Platzbedarf Peripheriegeräte siehe Anleitung der Peripheriegeräte, z. B. Drucker) |
| | Ausreichende Tragfähigkeit für das Gerät und die Peripheriegeräte auch in befülltem Zustand (Gewicht Gerät siehe Kapitel „15.1 Abmessungen und Gewicht“, Seite 82, Gewicht Peripheriegeräte siehe Anleitung der Peripheriegeräte, z. B. Drucker) |
| Zugang | Barrierefrei |

5.3 Auspacken

Vorgehen

- ▶ Das Gerät im Styroporpolster aus der Verpackung heben.
- ▶ Das Gerät im Styroporpolster auf die Seite legen.
- ▶ Das Styroporpolster vom Gerät abheben.
- ▶  **VORSICHT** Glasbruch durch unsachgemäße Handhabung des Geräts! Das Gerät **nicht** am Windschutz anheben. Das Gerät nur am Geräteboden anheben.
- ▶ Das Gerät auf den Geräteboden stellen.
- ▶ Alle Teile der Originalverpackung aufbewahren, z. B. um das Gerät zurückzusenden.

5.4 Bedieneinheit abnehmen

5.4.1 Positionierung der Bedieneinheit

Die Bedieneinheit kann abgenommen werden. Dadurch kann die Bedieneinheit flexibel am Arbeitsplatz aufgestellt werden.


Werkzeug: 1 Torx-Innensechsrundschlüssel, T20

Material: 1 weiche Unterlage


Voraussetzungen

- Die Waagschale und zugehörige Komponenten sind **nicht** eingesetzt.
- Bei einem Gerät mit Analysenwindschutz oder flachem Glaswindschutz: Die Seitenscheiben und der Deckschieber sind **nicht** montiert.


Vorgehen

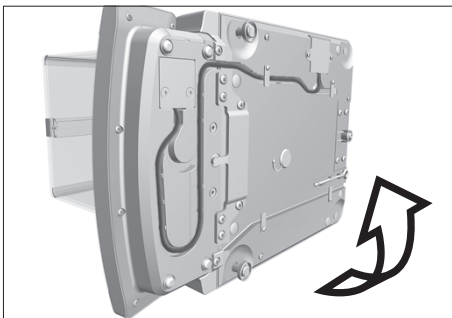

- ▶ Das Gerät auf die Seite drehen und auf die weiche Unterlage legen.

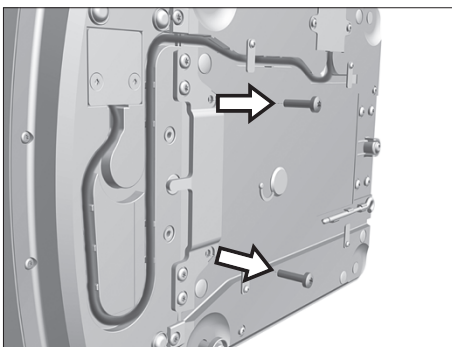

- ▶ Um die Halterung der Bedieneinheit zu lösen: Mit dem Torx-Innensechsrundschlüssel beide Schrauben herausdrehen.
- ▶ Die Bedieneinheit abnehmen und beide Schrauben wieder in die Gewindeöffnungen eindrehen.

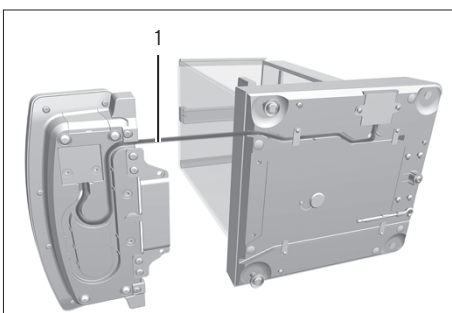

- ▶ Das Verbindungskabel zwischen Bedieneinheit und Wägemodul (1) aus der Halterung der Bedieneinheit herausziehen und ausrollen.

- ▶ Das Gerät auf einer ebenen Fläche wieder auf den Geräteboden stellen.

5.5 Unterflurwägung vorbereiten

Wägegut, das **nicht** auf die Waagschale aufgelegt werden kann, kann mit Hilfe der Unterflurwägeeinrichtung unterhalb des Gerätebodens hängend gewogen werden.

M

Im eichpflichtigen Verkehr:

- Die Unterflurwägeeinrichtung **nicht** verwenden.
- Die Abdeckung der Unterflurwägeeinrichtung **nicht** öffnen.


Material: 1 weiche Unterlage

Voraussetzung


- Die Waagschale und die zugehörigen Komponenten sind **nicht** eingesetzt.
- Bei einem Gerät mit Analysenwindschutz oder flachem Glaswindschutz: Die Seitenscheiben und der Deckschieber sind **nicht** montiert.

Vorgehen


- ▶ Das Gerät auf die Seite drehen und auf die weiche Unterlage legen.

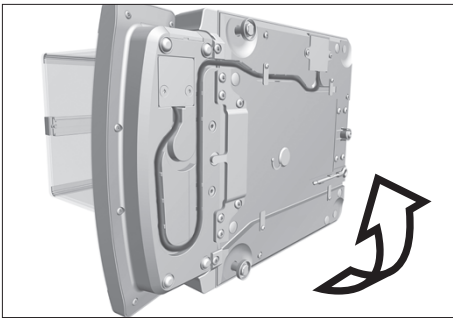


- ▶ Den Unterflurwägehaken (1) aus der Halterung an der Unterseite des Gerätebodens herausnehmen.

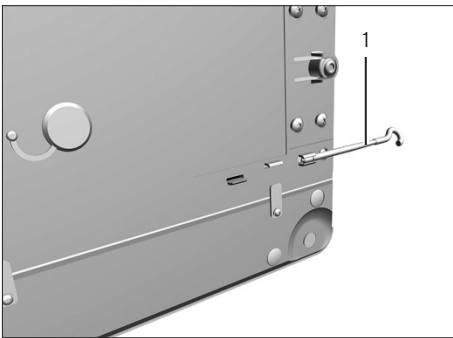

- ▶ Die Abdeckung der Unterflurwägung (1) herausziehen.

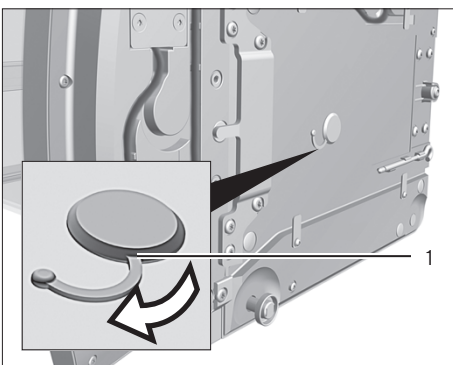

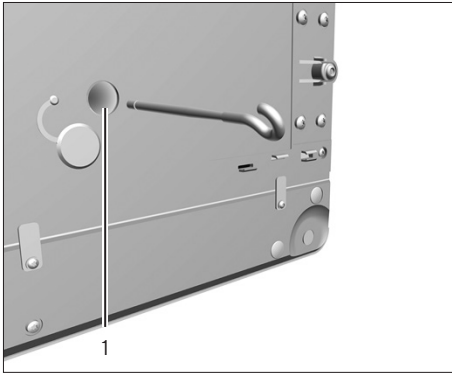

- ▶ **ACHTUNG** Geräteschaden durch verkantetes Gewinde! Den Unterflurwägehaken nur gerade in das Gewinde (1) eindrehen.


- ▶ Eine Abschirmung gegen Luftzug installieren.
- ▶ Wägegut an den Unterflurwägehaken hängen, z. B. mit einem Draht.
- ▶ Um die Unterflurwägeeinrichtung nach dem Wägen wieder abzudecken:
 - ▶ Den Unterflurwägehaken wieder aus dem Gewinde herausdrehen.
 - ▶ Den Unterflurwägehaken zurück in die dafür vorgesehene Halterung an der Unterseite des Wägemoduls stecken.
 - ▶ Die Abdeckung der Unterflurwägung wieder einsetzen.
- ▶ Das Gerät auf einer ebenen Fläche wieder auf den Geräteboden stellen.


5.6 Gerät mit Analysenwindschutz oder flachem Glaswindschutz montieren

5.6.1 Waagschale und zugehörige Komponenten einsetzen


Vorgehen

- ▶ Das Schirmblech (1) auf den Boden des Wägeraums (2) auflegen.

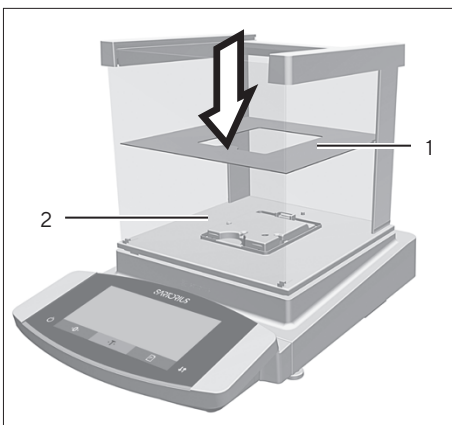


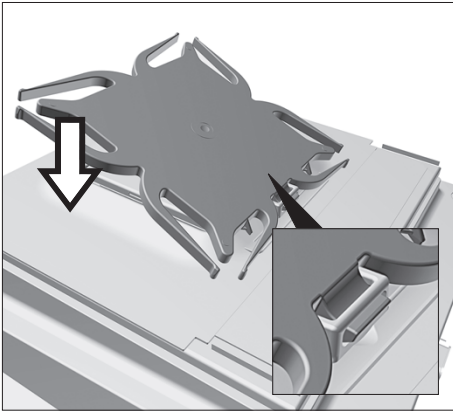

- ▶ Wenn ein Gerät mit Unterschale vorliegt:
 - ▶ Den Dorn der Unterschale in den Bügel der Schalenaufnahme einhaken.
 - ▶ Die Unterschale auf die Schalenaufnahme herunterdrücken, bis die Unterschale parallel zum Gerätegehäuse aufliegt.

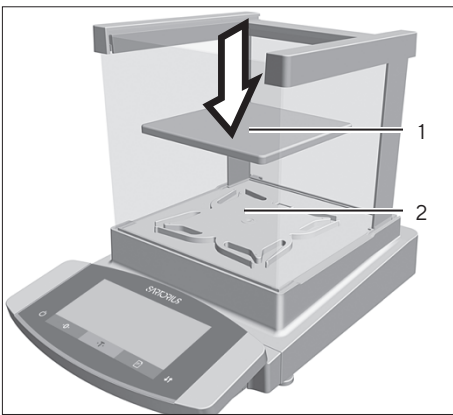


- ▶ Die Waagschale (1) auf die Unterschale (2) auflegen.

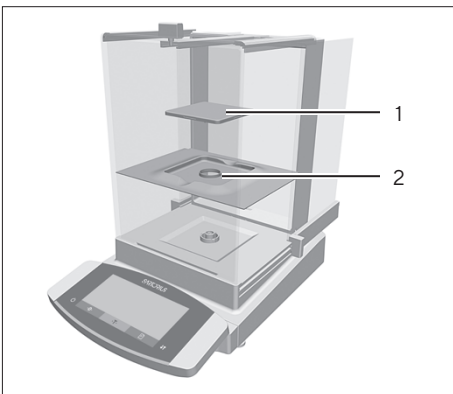


- ▶ Wenn ein Gerät ohne Unterschale vorliegt: Das Schirmblech (2) in den Wägeraum legen. Die Waagschale (1) in die Aussparung des Schirmblechs legen.

5.6.2 Analysenwindschutz montieren

Vorgehen

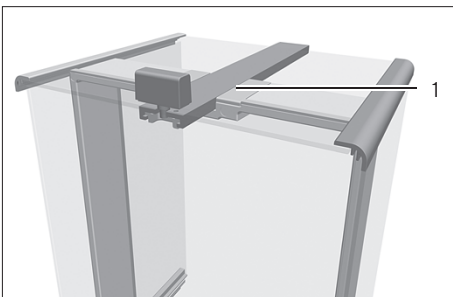


- ▶ Den Deckschieber in die Führungsschiene (1) einschieben.
- ▶ Um den Deckschieber vollständig einzuschieben: Den Deckschieber leicht nach unten drücken.
- ▶ Den Deckschieber vollständig in die Führungsschiene einschieben.

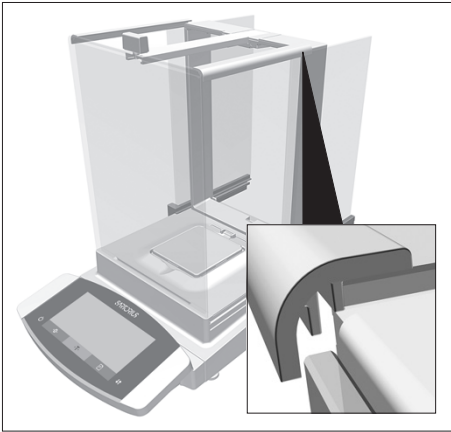


- ▶ Die Seitenscheiben vollständig in die Führungsschienen einführen.

5.6.3 Flächen Glaswindschutz montieren

Vorgehen

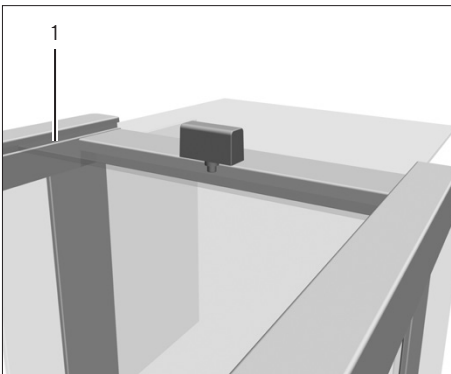

- ▶ Um den Deckschieber in die Schlitz (1) einzuschieben:
Den Deckschieber leicht nach unten neigen.
- ▶ Den Deckschieber vollständig in die Schlitz einschieben.

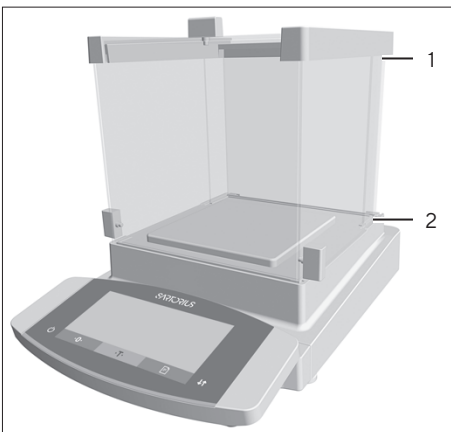


- ▶ Die Seitenscheibe vollständig in die Führungsschienen am Wägemodul (2) und in die oberen Führungsschienen (1) einführen.


5.7 Gerät mit Rahmenwindschutz montieren

5.7.1 Waagschale und zugehörige Komponenten einsetzen

Vorgehen

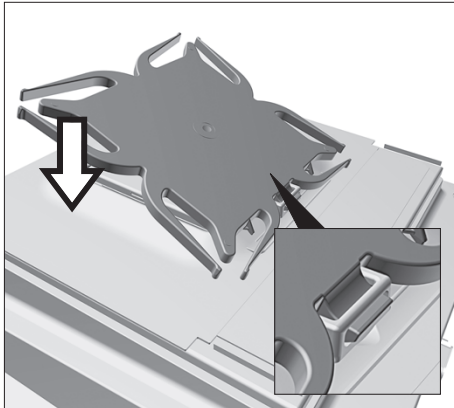

- ▶ Den Dorn der Unterschale in den Bügel der Schalenaufnahme einsetzen.
- ▶ Die Unterschale auf die Schalenaufnahme herunterdrücken, bis die Unterschale parallel zum Gerätegehäuse aufliegt.

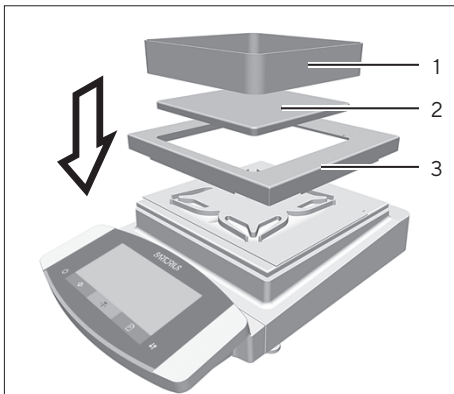

- ▶ Das Schirmblech (3) auf das Gerätegehäuse legen.
- ▶ Die Waagschale (2) auf die Unterschale legen.
- ▶ Den Rahmenwindschutz (1) auf das Schirmblech (3) legen.

5.8 Elektronik-Box anschließen (nur Semi-Mikrowaage)

Vorgehen




- ▶ Das Verbindungskabel an den Wägemodulanschluss der Elektronik-Box anschließen.
- ▶ Das andere Ende des Verbindungskabels an den Elektronik-Box-Anschluss des Wägemoduls anschließen.
- ▶ Um das Anschlusskabel zu verriegeln: Die Stecker des Verbindungskabels an beiden Anschlüssen mit jeweils zwei Klicks einrasten lassen.
- ▶ **ACHTUNG** Geräteschaden durch fehlerhafte Verbindung!
 - ▶ Den Steckkontakt auf korrekten Sitz prüfen.
 - ▶ **Keine** mechanische Spannung auf das Verbindungskabel ausüben, z. B. **nicht** direkt an einer Wand aufstellen.


5.9 Kabeldurchführung einrichten (nur Gerät mit manuellem Analysenwindschutz)

Bei Modellen mit manuellem Analysenwindschutz kann ein Kabel in den Wägeraum geführt werden, z. B. bei Verwendung eines Temperatursensors.


Vorgehen

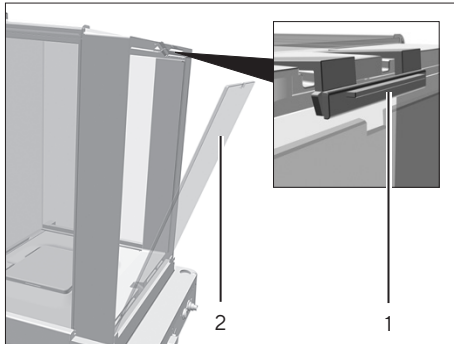


- ▶ Die Sperre (1) an der Heckscheibe des Geräts anheben.
- ▶ Die Scheibe (2) nach oben herausnehmen.

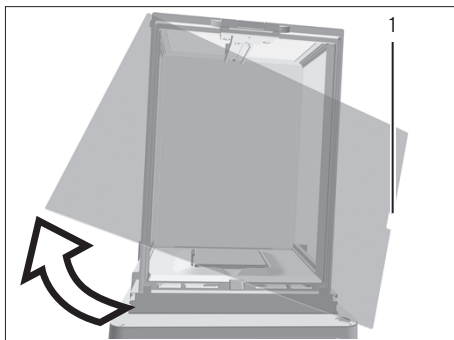

- ▶ Die Scheibe um 180° so drehen, dass die Aussparung (1) in der Scheibe in Richtung des Wägemoduls zeigt.

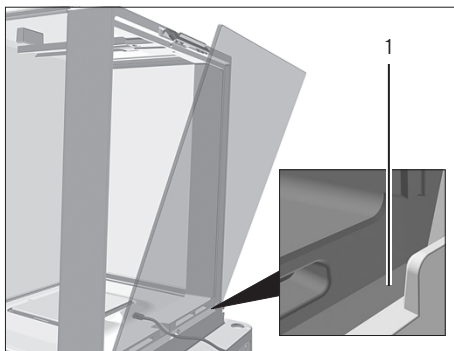

- ▶ Das Anschlusskabel in den Wägeraum einföhren.
- ▶ Die Scheibe in die Führungsnut (1) einsetzen.

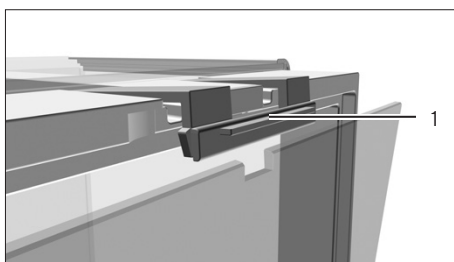

- ▶ Die Sperre (1) an der Heckscheibe des Geräts anheben und die Scheibe andrücken.
- ▶ Die Sperre nach unten drücken und schließen.

5.10 Akklimatisieren

Wenn ein kaltes Gerät in eine warme Umgebung gebracht wird: Der Temperaturunterschied kann zu Kondensation von Luftfeuchtigkeit im Gerät führen (Betauung). Feuchtigkeit im Gerät kann zu Fehlfunktionen führen.

- ▶ Das Gerät für ca. 2 Stunden am Aufstellort akklimatisieren lassen. Das Gerät muss währenddessen von der Spannungsversorgung getrennt sein.

6 Inbetriebnahme


6.1 Elektronische Komponenten anschließen

Vorgehen


- ▶ **⚠ VORSICHT** Beschädigung des Geräts durch unsachgemäßen Anschluss! Wenn das Gerät mit elektronischen Komponenten verbunden wird, z. B. Drucker, PC: Das Gerät muss von der Spannungsversorgung getrennt sein. Sicherstellen, dass das Gerät von der Spannungsversorgung getrennt ist.
- ▶ Das Gerät mit den elektronischen Komponenten verbinden (siehe Anleitung der elektronischen Komponenten)

6.2 Netzgerät montieren


Vorgehen

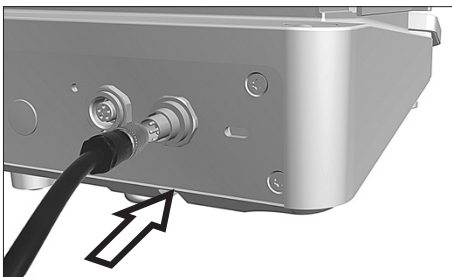

- ▶ Wenn ein Gerät ohne Elektronik-Box vorliegt: Den Stecker der DC-Versorgungsleitung des Netzgeräts an den Anschluss „Spannungsversorgung“ des Geräts stecken und anschrauben.

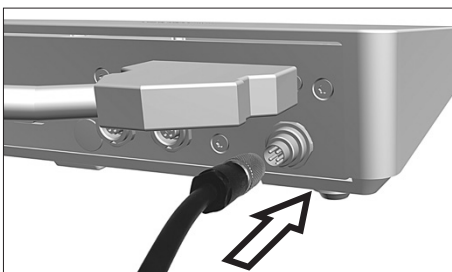

- ▶ Wenn ein Gerät mit Elektronik-Box vorliegt: Den Stecker der DC-Versorgungsleitung des Netzgeräts an den Anschluss „Spannungsversorgung“ der Elektronik-Box stecken und anschrauben.

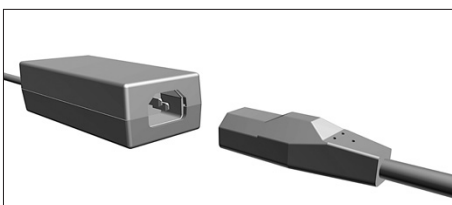

- ▶ Das Netzanschlusskabel an den Anschluss des Netzgeräts stecken.

6.3 Spannungsversorgung anschließen

Vorgehen


- ▶ **⚠ WARNUNG** Schwere Verletzungen durch Verwendung defekter Netzanschlusskabel! Das Netzanschlusskabel auf Beschädigungen prüfen, z. B. Risse in der Isolierung.
 - ▶ Bei Bedarf: Den Sartorius Service kontaktieren.
- ▶ Prüfen, ob der länderspezifische Netzstecker mit den Netzanschlüssen am Aufstellort übereinstimmt.
 - ▶ Bei Bedarf: Den Sartorius Service kontaktieren.
- ▶ **⚠ ACHTUNG** Geräteschaden durch zu hohe Eingangsspannung! Prüfen, ob die Spannungsangaben auf dem Netzgerät mit der Spannungsversorgung am Aufstellort übereinstimmen.
 - ▶ Wenn die Eingangsspannung zu hoch ist: Das Gerät **nicht** an die Spannungsversorgung anschließen.
 - ▶ Den Sartorius Service kontaktieren.
- ▶ Den Netzstecker des Netzanschlusskabels in die Netzsteckdose am Aufstellort stecken.
- ▷ Die Anzeige [BOOTING] erscheint in der Bedienanzeige.
- ▷ Das Gerät führt einen Selbsttest durch.
- ▷ Das Gerät führt eine Einschalttarierung durch.

6.4 Schutzkappen aufsetzen

Wenn Anschlüsse des Geräts im Betrieb **nicht** genutzt werden: Die Anschlüsse müssen mit den mitgelieferten Schutzkappen verschlossen sein.

Vorgehen

- ▶ Prüfen, ob alle ungenutzten Anschlüsse mit einer Schutzkappe verschlossen sind.
- ▶ Die Schutzkappen (1) für die elektrischen Anschlüsse auf die ungenutzten Anschlüsse aufsetzen.

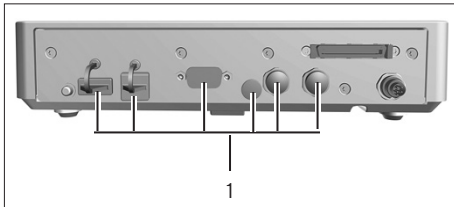

7 Systemeinstellungen

7.1 Systemeinstellungen durchführen

Für das Gerät und die Anwendungen können Voreinstellungen vorgenommen werden, die auf die eigenen Umgebungsbedingungen und Anforderungen im Betrieb abgestimmt sind.

Für die Bedienung des Geräts zusammen mit angeschlossenen Komponenten sind folgende Einstellungen erforderlich:

- Einrichtung der Kommunikation angeschlossener Geräte
- Einrichtung weiterer Komponenten

Für die Einrichtung des Geräts sind folgende Einstellungen empfohlen:

- Menüsprache einstellen
- Verhalten der isoCAL-Funktion einstellen
- Verhalten des motorischen Windschutzes einstellen (nur bei Geräten mit motorischem Windschutz)

Vorgehen

- ▶ Auf die Schaltfläche [Menü] tippen.
- ▶ Das gewünschte Einstellungsmenü öffnen.
- ▶ Um Einstellungen vorzunehmen: Das gewünschte Hauptmenü und Untermenü öffnen.
- ▶ Den gewünschten Einstellwert auswählen und bestätigen (Einstellwerte siehe Kapitel „7.3 Parameterliste“, Seite 44).
- ▶ Das Menü verlassen.
- ▶ Wenn Einstellungen im Menü „SETUP“, „GERAET“, „DAT.AUSGB.“ oder „ANWEND.“ vorgenommen wurden: Die Anzeige [BOOTING] erscheint in der Bedienanzeige und das Gerät startet neu.

7.2 isoCAL-Funktion ausschalten

M

Wird die isoCAL-Funktion bei einem konformitätsbewerteten Gerät ausgeschaltet, ist das Gerät für eichpflichtige Anwendungen nur in eingeschränkten Temperaturbereichen einsetzbar (siehe Kapitel „15.3.2 Umgebungstemperatur für Funktion isoCAL“, Seite 85). Das Ausschalten der isoCAL-Funktion ist nicht bei allen Modellvarianten möglich.

Vorgehen

- ▶ Im Menü „SETUP“ / „WAAGE“ für den Parameter „ISOCAL“ den Einstellwert „AUS“ auswählen.

7.3 Parameterliste

7.3.1 Parameter im Hauptmenü „Setup“

Parameter im Untermenü „Waage“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-----------|---------------|--|
| UMGEB. | SEHR.RUH. | Setzt die Umgebungsbedingungen auf „sehr ruhig“: Aktiviert schnelles Folgen der Wägewerte bei Laständerung mit hoher Ausgabe-Rate. Empfohlen für folgende Arbeitsumgebung: <ul style="list-style-type: none"> – Sehr stabiler Tisch in Wandnähe – Geschlossener und ruhiger Raum |
| | RUHIG* | Setzt die Umgebungsbedingungen auf „ruhig“. Empfohlen für folgende Arbeitsumgebung: <ul style="list-style-type: none"> – Stabiler Tisch – Geringe Bewegung im Raum – Geringer Luftzug |
| | UNRUHIG | Setzt die Umgebungsbedingungen auf „unruhig“: Aktiviert verzögertes Folgen der Wägewerte mit reduzierter Ausgaberate. Empfohlen für folgende Arbeitsumgebung: <ul style="list-style-type: none"> – Einfacher Bürotisch – Raum mit Maschinen oder Personen in Bewegung – Geringe Luftbewegungen |
| | SEHR.UNR. | Setzt die Umgebungsbedingungen auf „sehr unruhig“: Aktiviert stark verzögertes Folgen der Wägewerte und langes Warten auf Stillstand mit weiter reduzierter Ausgangsrate. Empfohlen für folgende Arbeitsumgebung: <ul style="list-style-type: none"> – Merklliche und langsame Untergrunderschütterungen – Merklliche Gebäudeschwankungen – Bewegtes Wägegut – Sehr starke Luftbewegungen |
| APP.FIL. | AUSWAEG.* | <ul style="list-style-type: none"> – Aktiviert einen Filter, der schnelles Folgen der Anzeige bei sehr schnellen Laständerungen ermöglicht. – Anzeigeänderungen bei minimalen Laständerungen (im Digit-Bereich) erfolgen langsamer. |
| | DOSIER. | Aktiviert einen Filter, der sehr schnelles Folgen der Anzeige bei minimalen Laständerungen ermöglicht (z. B. beim Dosieren oder Füllen von Behältern). |
| | REDUZ. | Aktiviert einen schwachen aber schnellen Filter, der sich bei Laständerungen immer gleich verhält (z. B. beim Dosieren in automatisierten Anlagen). |
| | AUS | Deaktiviert den aktiven Anwendungsfilter. |
| STILLST. | MAX GEN. | Setzt den Stillstand auf „maximal genau“. |
| | S. GENAU | Setzt den Stillstand auf „sehr genau“. |
| | GENAU* | Setzt den Stillstand auf „genau“. |
| | SCHNELL | Setzt den Stillstand auf „schnell“. |
| | SEHR.SCHN. | Setzt den Stillstand auf „sehr schnell“. |
| | MAX.SCHN. | Setzt den Stillstand auf „maximal schnell“. |

*Werkseinstellung

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-----------|---|--|
| ST.VERZ. | KEINE | Setzt die Stillstands-Verzögerung auf „keine“: Das Stillstands-Symbol wird nach dem ersten Erreichen des Stillstandkriteriums angezeigt. |
| | KURZ* | Setzt die Stillstands-Verzögerung auf „kurz“: Das Stillstands-Symbol erscheint erst nach einer kurzen Verzögerung um trotz Schwankungen ein gesichertes Ergebnis zu liefern. |
| | MITTEL | Setzt die Stillstands-Verzögerung auf „mittel“: Das Stillstands-Symbol erscheint erst nach einer erhöhten Verzögerung, um bei erhöhten Schwankungen ein gesichertes Ergebnis zu liefern. |
| | LANG | Setzt die Stillstands-Verzögerung auf „lang“: Das Stillstands-Symbol wird nach einer noch größeren Verzögerung angezeigt, um größere Unruhen auszugleichen. |
| ZERO/TAR. | OHNE.STD. | Ohne Stillstand: Die Funktion der Taste [Null stellen] oder [Tara] wird sofort ausgeführt, wenn die Taste gedrückt wird. |
| | NACH.STD.* | Nach Stillstand: Die Funktion der Taste [Null stellen] oder [Tara] wird erst ausgeführt nachdem Stillstand erreicht ist. |
| | BEI STD. | Bei Stillstand: Die Funktion der Taste [Null stellen] oder [Tara] wird ausgeführt, wenn beim Drücken der Taste Stillstand vorliegt. |
| AUT.ZERO | EIN* | Aktiviert das automatische Nullstellen. Anzeige wird bei Abweichung von 0 kleiner als (X) automatisch auf null gestellt. |
| | AUS | Deaktiviert das automatische Nullstellen. Das Nullstellen muss mit der Taste [Null stellen] ausgelöst werden. |
| EINHEIT | | Welche der angegebenen Einheiten zur Verfügung stehen ist gegebenenfalls von nationalen Gesetzgebungen abhängig und daher länderspezifisch. |
| | GRAMM* | Das Gerät zeigt das Gewicht in Gramm. |
| | KILOGR. | Das Gerät zeigt das Gewicht in Kilogramm (nicht bei Semi-Mikro- und Mikrowaage). |
| | CARAT | Das Gerät zeigt das Gewicht in Carat. |
| | POUND | Das Gerät zeigt das Gewicht in Pound (nicht bei Semi-Mikro- und Mikrowaage). |
| | OUNCE | Das Gerät zeigt das Gewicht in Ounce (nicht bei Mikrowaage). |
| | TROY.OZ. | Das Gerät zeigt das Gewicht in Troy ounce (nicht bei Mikrowaage). |
| | TL.HONK. | Das Gerät zeigt das Gewicht in Tael Hong Kong (nicht bei Mikrowaage). |
| | TL.SING. | Das Gerät zeigt das Gewicht in Tael Singapur (nicht bei Mikrowaage). |
| | TL.TAIW. | Das Gerät zeigt das Gewicht in Tael Taiwan (nicht bei Mikrowaage). |
| | GRAIN | Das Gerät zeigt das Gewicht in Grain. |
| | PENNYW. | Das Gerät zeigt das Gewicht in Pennyweight. |
| | MILLIGR.* | Das Gerät zeigt das Gewicht in Milligramm (nicht bei Hochlast-Präzisionswaage). |
| | TL/CHINA | Das Gerät zeigt das Gewicht in Tael China (nicht bei Mikrowaage). |
| | MOMME | Das Gerät zeigt das Gewicht in Momme. |
| | TOLA | Das Gerät zeigt das Gewicht in Tola. |
| BAHT | Das Gerät zeigt das Gewicht in Baht (nicht bei Mikrowaage). | |
| MESGHAL | Das Gerät zeigt das Gewicht in Mesghal. | |
| NEWTON | Das Gerät zeigt das Gewicht in Newton (nicht bei Mikrowaage). | |

*Werkseinstellung

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-----------|---|--|
| STELLEN | ALLE* | „Alle Stellen an“: In der Anzeige werden alle Stellen angezeigt. Einstellungsänderung entfällt bei konformitätsbewerteten Geräten. |
| | LW.EIN.AUS | „Reduziert um 1 Stelle bei Lastwechsel“: Die letzte Stelle der Anzeige ist ausgeschaltet bis Stillstand erreicht ist. |
| | TEILG. 1 | „Letzte Stelle 1er-Teilung“: Die letzte Stelle zeigt immer 1er-Teilung. |
| | MINUS 1 | „Letzte Stelle aus“: Die letzte Stelle ist ausgeschaltet. |
| CAL.JUST. | CAL.EXT. | Die Schaltfläche [Justieren] startet einen externen Justiervorgang mit dem voreingestellten Justiergewicht. |
| | CAL.E.USR. | Die Schaltfläche [Justieren] startet einen externen Justiervorgang mit dem Benutzerdefinierten Justiergewichtswert. |
| | CAL.INT.* | Die Schaltfläche [Justieren] startet einen internen Justiervorgang. |
| | LIN.INT. | Die Schaltfläche [Justieren] linearisiert die Waage mit dem integrierten Gewicht (nicht bei Präzisionswaage). |
| CAL.ABL. | JUST.* | Kalibrieren und Justieren ist ein Vorgang. |
| | CAL./JUST. | Justieren muss nach dem Kalibrieren manuell mit der Schaltfläche [Justieren] gestartet oder abgebrochen werden. |
| EIN Z/T | EIN* | Aktiviert die Einschalttarierung Nullstellen. Nach dem Einschalten wird das Gerät tariert oder null gestellt. |
| | AUS | Deaktiviert die Einschalttarierung Nullstellen: Nach dem Einschalten wird derselbe Wert angezeigt wie vor dem letzten Ausschalten. |
| ISOCAL | AUS | Schaltet die isoCAL-Funktion aus. Diese Einstellungsänderung ist nicht bei allen Modellvarianten möglich. |
| | HINWEIS | Die Schaltfläche [isoCAL] blinkt, wenn die Waage justiert werden muss. Die isoCAL-Funktion muss mit der Schaltfläche [Justieren] manuell ausgelöst werden. |
| | AN* | Aktiviert die isoCAL-Funktion. Das Gerät wird automatisch justiert, sobald ein Auslöser die isoCAL-Funktion startet. |
| | AN.M.LIN. (nur bei Semi-Mikro und Analysenwaage) | Aktiviert die isoCAL- und Linearisierungsfunktion. Das Gerät wird automatisch justiert und danach linearisiert, sobald ein Auslöser die isoCAL-Funktion startet. |
| CAL.EINH. | GRAMM* | Ändert die Gewichtseinheit des Justiergewichts in Gramm. |
| | KILOGR. | Ändert die Gewichtseinheit des Justiergewichts in Kilogramm (nicht bei Semi-Mikro- und Mikrowaage). |
| | KONF.EINH. | Ändert die Gewichtseinheit des Justiergewichts in Milligramm (nicht bei Präzisions- und Hochlast-Präzisionswaage). |

*Werkseinstellung

Parameter im Untermenü „Allgemeine Dienste“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-------------------|---------------|--|
| MEN.RESET | JA | Stellt die Systemeinstellungen auf die Werksvoreinstellungen zurück. |
| | NEIN* | Deaktiviert die Option das Gerätemenü zurückzusetzen. |
| *Werkseinstellung | | |

7.3.2 Parameter im Hauptmenü „Gerät“

Parameter im Untermenü „Extras“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-------------------|---------------|---|
| MENUE | AENDERB* | Aktiviert den Schreibzugriff: Die Menü-Parameter können geändert werden. |
| | LESBAR | Aktiviert den Lesezugriff: Die Menü-Parameter können nicht geändert werden. |
| HUPE | AUS | Schaltet den Signalton aus. |
| | LEISE | Stellt die Lautstärke des Signaltons auf „leise“. |
| | MITTEL* | Stellt die Lautstärke des Signaltons auf „mittel“. |
| | LAUT | Stellt die Lautstärke des Signaltons auf „laut“. |
| TASTEN | FREI* | Deaktiviert die Tastensperre. |
| | GESPRT. | Aktiviert die Tastensperre. Nur die Tasten [Ein Aus], [Menü], [Null stellen] und [Tara] können benutzt werden. |
| ON-MODE | ON/STDBY* | Die Taste [Ein Aus] schaltet um zwischen Ein Standby. Einschalten mit der Taste [Ein Aus]. |
| | ON/OFF | Die Taste [Ein Aus] schaltet um zwischen Ein Aus. Einschalten mit dem Einschalt-Taster. |
| | AUTO-ON | Ändert die Funktion der Taste [Ein Aus]: Das Gerät schaltet nicht mehr aus oder in den Standby-Modus, sondern startet einen Bootvorgang. |
| BELEUCHT. | AUS | Deaktiviert die Beleuchtung der Bedienanzeige. |
| | EIN* | Aktiviert die Beleuchtung der Bedienanzeige. |
| *Werkseinstellung | | |

Parameter im Untermenü „Windschutz“ (nur bei Geräten mit motorischem Windschutz)

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-------------------|---------------|---|
| KONTROLL. | AUS | Deaktiviert die Taste [Wechsel] für den motorischen Windschutz. |
| | EIN* | Aktiviert die Taste [Wechsel] für den motorischen Windschutz. |
| *Werkseinstellung | | |

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-------------------|---------------|---|
| IONISAT. | AUS* | Deaktiviert den Ionisator bei der Bedienung des Windschutzes. |
| | EIN | Windschutz schließen aktiviert den Ionisator. |
| INT.JUST. | KEINE | Der Windschutz führt keine Aktion aus, wenn ein interner Justiervorgang startet. |
| | SCHLIESS.* | Windschutz schließt, wenn ein interner Justiervorgang startet. |
| *Werkseinstellung | | |

Parameter im Untermenü „Ionisator“ (nur bei Geräten mit Ionisator)

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-------------------|---------------|--|
| LEISTUNG | AUS | Deaktiviert den Ionisator. |
| | SCHWACH | Setzt die Intensität des Ionisiervorgangs auf schwach. |
| | MITTEL* | Setzt die Intensität des Ionisiervorgangs auf mittel. |
| | STARK | Setzt die Intensität des Ionisiervorgangs auf stark. |
| DAUER | 3...15 SEK. | Legt die Dauer des Ionisiervorgangs fest (Werkseinstellung: 8 Sekunden). |
| *Werkseinstellung | | |

Parameter im Untermenü „Nivellieren“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-------------------|---------------|---|
| LIBELLE | AUS | Das Gerät zeigt keine Meldungen über den Zustand der Libelle an. |
| | HINWEIS* | Die Anzeige [NIVELLIEREN] blinkt, wenn das Gerät nivelliert werden muss. |
| | FEHLERM. | Die Meldung [LEVEL.ERR.] erscheint in der Bedienanzeige, wenn das Gerät nicht nivelliert ist. |
| START | TASTE | Setzt den Auslöser für das Nivellieren auf „Taste“: Nivellieren muss durch Betätigen der Schaltfläche [Nivellieren] manuell gestartet werden. |
| | AUTOM.* | Setzt den Auslöser für das Nivellieren auf „automatisch“: Vor jeder internen Justierung nivelliert das Gerät mithilfe des integrierten Sensors automatisch. |
| *Werkseinstellung | | |

Parameter im Untermenü „Gestensensor“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-------------------|---------------|--|
| KONTROLL. | AUS | Deaktiviert den Gestensensor: Keine Gesten werden erkannt. |
| | AN* | Aktiviert den Gestensensor. |
| GEST.ANZ. | 2 GESTEN* | Aktiviert das Steuern von Funktionen mit 2 Gesten. Gesten: links, rechts. |
| | 4 GESTEN | Aktiviert das Steuern von Funktionen mit 4 Gesten. Gesten: links, rechts, unten, oben. |
| *Werkseinstellung | | |

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-----------|---------------|--|
| LINK.BEF. | PRINT* | Linker Befehl der Gestensteuerung entspricht der Taste [Drucken]. |
| | ZERO | Linker Befehl der Gestensteuerung entspricht der Taste [Null stellen]. |
| | TARA | Linker Befehl der Gestensteuerung entspricht der Taste [Tara]. |
| | IONISAT. | Linker Befehl der Gestensteuerung entspricht der Schaltfläche [Ionisator]. |
| | WINDSCH. | Linker Befehl der Gestensteuerung entspricht der Taste [Wechsel]. |
| | LINK.OEF. | Linker Befehl der Gestensteuerung öffnet den linken Seitenschieber des Windschutzes. |
| | RECH.OEF. | Linker Befehl der Gestensteuerung öffnet den rechten Seitenschieber des Windschutzes. |
| | OBEN.OEF. | Linker Befehl der Gestensteuerung öffnet den Deckschieber des Windschutzes. |
| | WS.SCHL. | Linker Befehl der Gestensteuerung schließt den kompletten Windschutz. |
| | KEINE | Dem Linken Befehl der Gestensteuerung ist keine Funktion zugeordnet. |
| RECH.BEF. | PRINT* | Rechter Befehl der Gestensteuerung entspricht der Taste [Drucken]. |
| | ZERO | Rechter Befehl der Gestensteuerung entspricht der Taste [Null stellen]. |
| | TARA | Rechter Befehl der Gestensteuerung entspricht der Taste [Tara]. |
| | IONISAT. | Rechter Befehl der Gestensteuerung entspricht der Schaltfläche [Ionisator]. |
| | WINDSCH. | Rechter Befehl der Gestensteuerung entspricht der Taste [Wechsel]. |
| | LINK.OEF. | Rechter Befehl der Gestensteuerung öffnet den linken Seitenschieber des Windschutzes. |
| | RECH.OEF. | Rechter Befehl der Gestensteuerung öffnet den rechten Seitenschieber des Windschutzes. |
| | OBEN.OEF. | Rechter Befehl der Gestensteuerung öffnet den Deckschieber des Windschutzes. |
| | WS.SCHL. | Rechter Befehl der Gestensteuerung schließt den kompletten Windschutz. |
| | KEINE | Dem Rechten Befehl der Gestensteuerung ist keine Funktion zugeordnet. |
| OBEN.BEF. | PRINT* | Oberer Befehl der Gestensteuerung entspricht der Taste [Drucken]. |
| | ZERO | Oberer Befehl der Gestensteuerung entspricht der Taste [Null stellen]. |
| | TARA | Oberer Befehl der Gestensteuerung entspricht der Taste [Tara]. |
| | IONISAT. | Oberer Befehl der Gestensteuerung entspricht der Schaltfläche [Ionisator]. |
| | WINDSCH. | Oberer Befehl der Gestensteuerung entspricht der Taste [Wechsel]. |
| | LINK.OEF. | Oberer Befehl der Gestensteuerung öffnet den linken Seitenschieber des Windschutzes. |
| | RECH.OEF. | Oberer Befehl der Gestensteuerung öffnet den rechten Seitenschieber des Windschutzes. |
| | OBEN.OEF. | Oberer Befehl der Gestensteuerung öffnet den Deckschieber des Windschutzes. |
| | WS.SCHL. | Oberer Befehl der Gestensteuerung schließt den kompletten Windschutz. |
| | KEINE | Dem Oberen Befehl der Gestensteuerung ist keine Funktion zugeordnet. |

*Werkseinstellung

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|------------|--|--|
| UNTEN.BEF. | PRINT* | Unterer Befehl der Gestensteuerung entspricht der Taste [Drucken]. |
| | ZERO | Unterer Befehl der Gestensteuerung entspricht der Taste [Null stellen]. |
| | TARA | Unterer Befehl der Gestensteuerung entspricht der Taste [Tara]. |
| | IONISAT. | Unterer Befehl der Gestensteuerung entspricht der Schaltfläche [Ionisator]. |
| | WINDSCH. | Unterer Befehl der Gestensteuerung entspricht der Taste [Wechsel]. |
| | LINK.OEF. | Unterer Befehl der Gestensteuerung öffnet den linken Seitenschieber des Windschutzes. |
| | RECH.OEF. | Unterer Befehl der Gestensteuerung öffnet den rechten Seitenschieber des Windschutzes. |
| | OBEN.OEF. | Unterer Befehl der Gestensteuerung öffnet den Deckschieber des Windschutzes. |
| | WS.SCHL. | Unterer Befehl der Gestensteuerung schließt den kompletten Windschutz. |
| KEINE | Dem Unteren Befehl der Gestensteuerung ist keine Funktion zugeordnet. | |

*Werkseinstellung

Parameter im Untermenü „COM-RS232“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------|---|
| DAT.PROT. | SBI.WG. | Ermöglicht eine schnellere SBI-Kommunikation, nur für Software-Befehle an das Wägemodul. |
| | XBPI | Erweiterter Befehlsumfang zur Steuerung zahlreicher Wägefunktionen mit binärem Protokoll für eine direkte Kommunikation mit dem Wägemodul. |
| | SBI* | Ermöglicht die SBI-Kommunikation. Die Datenausgabe erfolgt an einen PC oder eine Steuereinheit. Ermöglicht die Verwendung von ESC-Befehlen von einem PC zur Steuerung der grundlegenden Wägefunktionen mit ASCII-Protokoll. |
| | AUS | Deaktiviert die automatische Datenausgabe. |
| BAUD | 600 | Setzt die Baudrate auf 600 Baud. |
| | 1200 | Setzt die Baudrate auf 1200 Baud. |
| | 2400 | Setzt die Baudrate auf 2400 Baud. |
| | 4800 | Setzt die Baudrate auf 4800 Baud. |
| | 9600* | Setzt die Baudrate auf 9600 Baud. |
| | 19200 | Setzt die Baudrate auf 19200 Baud. |
| | 38400 | Setzt die Baudrate auf 38400 Baud. |
| | 57600 | Setzt die Baudrate auf 57600 Baud. |
| 115200 | Setzt die Baudrate auf 115200 Baud. | |

*Werkseinstellung

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterungen |
|-----------|---------------|---|
| PARITY | ODD* | Stellt eine ungerade Parität ein. |
| | EVEN | Stellt eine gerade Parität ein. |
| | NONE | Stellt keine Parität ein. |
| HANDSHK. | SOFTW. | Setzt das Handshake-Protokoll auf Software-Handshake. |
| | HARDW.* | Setzt das Handshake-Protokoll auf Hardware-Handshake. |
| | NONE | Setzt kein Handshake-Protokoll. |
| DATABIT | 7 BITS | Setzt Anzahl der Datenbits auf 7. |
| | 8 BITS* | Setzt Anzahl der Datenbits auf 8. |

*Werkseinstellung

Parameter im Untermenü „PC-USB“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------|---|
| DAT.PROT. | SBI.WG. | Ermöglicht eine schnellere SBI-Kommunikation, nur für Software-Befehle an das Wägemodul. |
| | XBPI | Erweiterter Befehlsumfang zur Steuerung zahlreicher Wägefunktionen mit binärem Protokoll für eine direkte Kommunikation mit dem Wägemodul. |
| | SBI* | Ermöglicht die SBI-Kommunikation. Die Datenausgabe erfolgt an einen PC oder eine Steuereinheit. Ermöglicht die Verwendung von ESC-Befehlen von einem PC zur Steuerung der grundlegenden Wägefunktionen mit ASCII-Protokoll. |
| | PC.TABEL. | Ermöglicht die Datenausgabe über eine PC-Direktverbindung an ein Tabellenverarbeitungsprogramm. |
| | PC.TEXTE | Ermöglicht die Einrichtung einer PC-Direktverbindung an ein Textverarbeitungsprogramm. |
| | AUS | Deaktiviert die Datenausgabe. |
| BAUD | 600 | Setzt die Baudrate auf 600 Baud. |
| | 1200 | Setzt die Baudrate auf 1200 Baud. |
| | 2400 | Setzt die Baudrate auf 2400 Baud. |
| | 4800 | Setzt die Baudrate auf 4800 Baud. |
| | 9600* | Setzt die Baudrate auf 9600 Baud. |
| | 19200 | Setzt die Baudrate auf 19200 Baud. |
| | 38400 | Setzt die Baudrate auf 38400 Baud. |
| | 57600 | Setzt die Baudrate auf 57600 Baud. |
| 115200 | Setzt die Baudrate auf 115200 Baud. | |

*Werkseinstellung

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterungen |
|-------------------|---------------|---|
| PARITY | ODD* | Stellt eine ungerade Parität ein. |
| | EVEN | Stellt eine gerade Parität ein. |
| | NONE | Stellt keine Parität ein. |
| HANDSHK. | HARDW. | Setzt das Handshake-Protokoll auf Hardware-Handshake. |
| | NONE* | Setzt kein Handshake-Protokoll. |
| DATABIT | 7 BITS | Setzt Anzahl der Datenbits auf 7. |
| | 8 BITS* | Setzt Anzahl der Datenbits auf 8. |
| *Werkseinstellung | | |

Parameter im Untermenü „USB“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-------------------|---------------------|--|
| ERKAN.GER. | KEINS* | Zeigt an, dass kein Geräteanschluss auf der USB-Schnittstelle erkannt wird. |
| | [Gerätebezeichnung] | Zeigt die Bezeichnung der an der USB-Schnittstelle angeschlossenen Geräte an. |
| *Werkseinstellung | | |

7.3.3 Parameter im Hauptmenü „Datenausgabe“

Parameter im Untermenü „Kommunikation SBI“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterungen |
|-------------------|---------------|---|
| KOM. AUSG. | ENZL.OHNE* | Startet die Datenausgabe nach Tastendruck oder Software-Befehl als Einzelwert ohne Stillstand. |
| | ENZL.NACH | Startet die Datenausgabe nach Tastendruck oder Software-Befehl als Einzelwert nach Stillstand. |
| | AUTO.OHN | Aktiviert die automatische Datenausgabe ohne Stillstand. |
| | AUTO.MIT | Aktiviert die automatische Datenausgabe nach Stillstand. |
| ABBRUCH | AUS* | Deaktiviert die Option, die automatische Druckausgabe abubrechen. |
| | AN | Die automatische Datenausgabe wird durch die Taste [Drucken] oder einen Software-Befehl unterbrochen. |
| AUTO.ZYK | JEDER* | Startet die automatische Datenausgabe mit Zyklus nach jedem Wert. |
| | 2. WERT | Startet die automatische Datenausgabe mit Zyklus nach jedem 2. Wert. |
| | INTERV. | Startet die automatische Datenausgabe mit der unter „INPUT / INTERV.“ eingestellten Ausgaberate. |
| *Werkseinstellung | | |

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterungen |
|-------------------|---------------|---|
| FORMAT | 16 ZEICH. | Datenausgabe gibt 16 Zeichen pro Zeile aus (16 Zeichen nur für den Messwert). |
| | 22 ZEICH.* | Datenausgabe gibt 22 Zeichen pro Zeile aus (16 Zeichen für den Messwert und 6 Zeichen für Kennzeichnungen). |
| | ZUSATZZL. | Datenausgabe gibt zusätzliche Zeile mit Datum, Uhrzeit und Gewichtswert aus. |
| AUTO.TARA | AUS* | Deaktiviert das automatische Trieren nach der Datenausgabe. |
| | EIN | Das Gerät tariert automatisch nach Datenausgabe. |
| *Werkseinstellung | | |

Parameter im Untermenü „Einstellungen für die Druckausgabe“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-------------------|---------------|---|
| AUSLOES. | MAN.OHNE | Manuell ohne Stillstand: Druckvorgang kann jederzeit manuell gestartet werden. |
| | MAN.NACH* | Manuell nach Stillstand: Nach Betätigen der Taste [Drucken] wird der Druckbefehl erst ausgeführt, wenn Stillstand erreicht ist. |
| | INTERV. | Startet die automatische Datenausgabe mit der unter „INPUT / INTERV.“ eingestellten Ausgaberate. |
| | AUTO.LW | Automatisch bei Lastwechsel: Druckvorgang startet nach jedem Lastwechsel. |
| FORMAT | 22 ZEICH.* | Druckerausgabe druckt 22 Zeichen pro Zeile (16 Zeichen für den Messwert und 6 Zeichen für Kennzeichnungen). |
| | ZUSATZZL. | Druckerausgabe druckt zusätzliche Zeile mit Datum, Uhrzeit und Gewichtswert. |
| PRINT.INIT | AUS | Deaktiviert Ausgabe der Anwendungsparameter. |
| | ALLE* | Druckbefehl druckt alle Parameter. |
| | HAUPTP. | Druckbefehl druckt nur die Hauptparameter. |
| GLP | AUS* | Deaktiviert den GLP-Druck. |
| | CAL./JUST. | Aktiviert den GLP-Druck bei allen Kalibrier- und Justiervorgängen. |
| | IMMER | Der GLP-Druck ist immer eingeschaltet. Alle Ausdrücke werden mit einem GLP-Kopf und einem GLP-Fuß ausgegeben. |
| TAR./PRT. | AUS* | Deaktiviert das automatische Trieren nach der Druckerausgabe. |
| | EIN | Tariert das Gerät nach jedem Druck automatisch. |
| UHRZEIT | 24H* | Stellt die Uhrzeitangabe auf 24-Stunden-Zählung. |
| | 12H | Stellt die Uhrzeitangabe auf 12-Stunden-Zählung (AM PM). Gesperrt bei aktiven Datum-Format „JJJJ.MM.TT“ (ISO). |
| DATUM | TT.MMM.JJ* | Stellt das Format der Datumsanzeige auf TT.MMM.JJ. |
| | MMM.TT.JJ | Stellt das Format der Datumsanzeige auf MMM.TT.JJ. |
| | JJJJ.MM.TT | Stellt das Format der Datumsanzeige auf JJJJ.MM.TT (ISO). |
| *Werkseinstellung | | |

Parameter im Untermenü „PC-Direktübertragung“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterungen |
|------------|---------------|--|
| DEZ.ZEICH. | DEZ.PUNKT* | Setzt einen Punkt als Dezimaltrennzeichen. |
| | DEZ.KOMMA | Setzt ein Komma als Dezimaltrennzeichen. |
| AUSG.FORM. | TEXT+NUM.* | Gibt Text und Nummernwerte aus. |
| | NUR NUMW. | Gibt nur Nummernwerte aus. |

*Werkseinstellung

7.3.4 Parameter im Hauptmenü „Anwendungen“

Parameter im Untermenü „Wiegen“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-----------|---------------|--|
| EINHEIT | AUS | Deaktiviert die Funktion „Einheitenwechsel“. |
| | EIN* | Aktiviert die Funktion „Einheitenwechsel“. |

*Werkseinstellung

Parameter im Untermenü „Zählen“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-----------|---------------|---|
| AUFLOES. | ANZ.GEN* | Setzt die Auflösung auf „anzeigegenau“. Die Anwendung „Zählen“ wird mit dem angezeigten Wert gestartet. |
| | 10 FACH | Setzt die Auflösung auf 10-fach genauer als „anzeigegenau“. |
| | 100 FACH | Setzt die Auflösung auf 100-fach genauer als „anzeigegenau“. |
| OPTIM. | AUS* | Deaktiviert die automatische Referenzoptimierung. |
| | AUTOM. | Aktiviert die automatische Referenzoptimierung. |

*Werkseinstellung

Parameter im Untermenü „Prozentwägen“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-----------|---------------|--|
| N.KOMMA | OHNE | Das Ergebnis der Anwendung „Prozentwägen“ wird ohne Nachkommastellen angezeigt. |
| | 1 NKS.* | Das Ergebnis der Anwendung „Prozentwägen“ wird mit 1 Nachkommastelle angezeigt. |
| | 2 NKS | Das Ergebnis der Anwendung „Prozentwägen“ wird mit 2 Nachkommastellen angezeigt. |
| | 3 NKS | Das Ergebnis der Anwendung „Prozentwägen“ wird mit 3 Nachkommastellen angezeigt. |

*Werkseinstellung

Parameter im Untermenü „Netto-Total“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| KO.DRUCK | AUS | Deaktiviert den Komponentendruck. |
| | EIN* | Aktiviert den Komponentendruck. |
| *Werkseinstellung | | |

Parameter im Untermenü „Summieren“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| KO.DRUCK | AUS | Deaktiviert den Komponentendruck. |
| | EIN* | Aktiviert den Komponentendruck. |
| *Werkseinstellung | | |

Parameter im Untermenü „Tierwägen“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-------------------|---------------|--|
| TIERBEW. | WENIG | Stellt die Intensität der „Tierbewegung“ auf „wenig“. Empfohlen bei geringen Bewegungen des Wägeguts, die z. B. durch das Auflegen auf die Waagschale verursacht werden. |
| | MITTEL* | Stellt die Intensität der „Tierbewegung“ auf „mittel“. Empfohlen bei mittelstarken Bewegungen des Wägeguts, die z. B. durch das Auflegen auf die Waagschale verursacht werden. |
| | VIEL | Stellt die Intensität der „Tierbewegung“ auf „viel“. Empfohlen bei starken Bewegungen des Wägeguts, die z. B. durch das Auflegen auf die Waagschale verursacht werden. |
| START | MANUELL | Die Anwendung „Tierwägen“ muss im Startbildschirm der Anwendung manuell ausgelöst werden. |
| | AUTOM* | Setzt den Auslöser für den Start der Anwendung „Tierwägen“ auf „automatisch“. |
| *Werkseinstellung | | |

Parameter im Untermenü „Verrechnen“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-----------|---------------|--|
| METHODE | MULTI.* | Legt die Multiplikation als Rechenmethode für die Anwendung „Verrechnen“ fest. |
| | DIVIS. | Legt die Division als Rechenmethode für die Anwendung „Verrechnen“ fest. |
| N.KOMMA | OHNE | Das Ergebnis der Anwendung „Verrechnen“ wird ohne Nachkommastellen angezeigt. |
| | 1 NKS.* | Das Ergebnis der Anwendung „Verrechnen“ wird mit 1 Nachkommastelle angezeigt. |
| | 2 NKS | Das Ergebnis der Anwendung „Verrechnen“ wird mit 2 Nachkommastellen angezeigt. |
| | 3 NKS | Das Ergebnis der Anwendung „Verrechnen“ wird mit 3 Nachkommastellen angezeigt. |

*Werkseinstellung

Parameter im Untermenü „Dichtebestimmung“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-----------|---------------|--|
| N.KOMMA | OHNE | Das Ergebnis der Anwendung „Dichtebestimmung“ wird ohne Nachkommastellen angezeigt. |
| | 1 NKS.* | Das Ergebnis der Anwendung „Dichtebestimmung“ wird mit 1 Nachkommastelle angezeigt. |
| | 2 NKS | Das Ergebnis der Anwendung „Dichtebestimmung“ wird mit 2 Nachkommastellen angezeigt. |
| | 3 NKS | Das Ergebnis der Anwendung „Dichtebestimmung“ wird mit 3 Nachkommastellen angezeigt. |

*Werkseinstellung

Parameter im Untermenü „Statistik“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|------------|---------------|---|
| KO.DRUCK | AUS | Deaktiviert den Komponentendruck. |
| | EIN* | Aktiviert den Komponentendruck. |
| TAR./STAT. | AUS* | Deaktiviert das automatische Trieren nach Übernahme der Komponente. |
| | EIN | Aktiviert das automatische Trieren nach Übernahme der Komponente. |

*Werkseinstellung

7.3.5 Parameter im Hauptmenü „Input“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|------------|--|--|
| IDENT.NR. | Maximal 8 Zeichen 09-0, A-Z, - , leer | Speichert die eingegebene ID-Nummer für das Gerät. |
| LOT ID | AUS* EIN | Deaktiviert die Ausgabe einer Zeile für die Lot-ID-Nummer beim GLP-Druck. – Aktiviert die Ausgabe einer Zeile für die Lot-ID-Nummer beim GLP-Druck. – Die LOT-ID kann handschriftlich in die Zeile eingetragen werden. |
| DATUM | | Speichert das eingegebene Datum. |
| UHRZEIT | | Speichert die eingegebene Uhrzeit. |
| PASS.USER | Maximal 8 Zeichen 09-0, A-Z, - , leer | Speichert das eingegebene Benutzerpasswort. |
| PASS.DEL. | JA NEIN* | Löscht das eingegebene Benutzerpasswort. Löscht das eingegebene Benutzerpasswort nicht . |
| PASS.SERV. | Maximal 8 Zeichen 09-0, A-Z, - , leer | Aktiviert den Service-Mode. |
| CAL.GEW. | | Ändert das Prüfgewicht für den Justier- oder Kalibriervorgang mit dem benutzerdefinierten Gewichtswert. |
| INTERV. | 0 - 9999 Sekunden | Ändert das Intervall für die automatische Datenausgabe der Parameter „DAT.AUSG./KOMM.SBI/AUTO.ZYK/INTERV“ und „DAT.AUSG./DRUCKPAR./AUSLOES./INTERV.“. Bei „0“ ist die schnellste Ausgaberate aktiv (in der Regel 100 ms). |

*Werkseinstellung

7.3.6 Parameter im Hauptmenü „Sprache“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-----------|---------------|---------------|
| SPRACHE | ENGLISH* | Englisch |
| | DEUTSCH | Deutsch |
| | FRANCAIS | Französisch |
| | ITALIANO | Italienisch |
| | ESPANOL | Spanisch |
| | PORTUG. | Portugiesisch |
| | PYCCКИЙ | Russisch |
| | POLSKI | Polnisch |

*Werkseinstellung

7.3.7 Parameter der Anwendungsmenüs „Einheit 1“, „Einheit 2“, „Einheit 3“ und „Einheit 4“

| Parameter | Einstellwerte | Erläuterung |
|-------------------|---------------|---|
| | | Welche der angegebenen Einheiten zur Verfügung stehen ist gegebenenfalls von nationalen Gesetzgebungen abhängig und daher länderspezifisch. |
| | KEINE* | Schaltet den Einheitenwechsel für diese Position aus. |
| GRAMM – NEWTON | KEINE* | Die Einstellwerte für den Parameter [STELLEN] im Menü [WAAGE] werden für den Teilungswert übernommen (Parameter [STELLEN] siehe Kapitel 7.3.1, Seite 44). |
| | ALLE | „Alle Stellen an“: In der Anzeige werden alle Stellen angezeigt. |
| | LW.EIN.AUS | „Reduziert um 1 Stelle bei Lastwechsel“: Die letzte Stelle der Anzeige ist ausgeschaltet bis Stillstand erreicht ist. |
| | TEILG. 1 | „Letzte Stelle 1er-Teilung“: Die letzte Stelle zeigt immer 1er-Teilung. |
| | MINUS 1 | „Letzte Stelle aus“: Die letzte Stelle ist ausgeschaltet und der Messwert wird um eine Stelle auf- oder abgerundet. |
| *Werkseinstellung | | |

8 Bedienung

8.1 Gerät ein- und ausschalten

Das Gerät liefert nur dann genaue Werte, wenn es die notwendige Betriebstemperatur erreicht hat. Dazu muss die Anwärmzeit nach dem Einschalten des Geräts eingehalten werden.

Vorgehen

- ▶ Das Gerät an die Spannungsversorgung anschließen.
 - ▶ Wenn sich das Gerät nach Anschluss an die Spannungsversorgung nicht selbständig einschaltet: Den Einschalt-Taster an der Elektronik-Box betätigen.
 - ▶ Um das Gerät die notwendige Betriebstemperatur für eine genaue Wertermittlung erreichen zu lassen: Die Anwärmzeit von 2 Stunden nach dem Einschalten einhalten.
- M
- ▷ Wenn ein konformitätsbewertetes Gerät vorliegt: Während der Anwärmzeit wird der Wägewert als nicht gültig gekennzeichnet.
 - ▶ **ACHTUNG** Beschädigung des Geräts bei Trennen der Verbindung von Wägemodul und Elektronik-Box! Die Verbindung von Wägemodul und Elektronik-Box darf nicht während des Betriebs getrennt werden.
 - ▶ Das Gerät nivellieren und justieren.
 - ▷ Das Gerät ist betriebsbereit.
 - ▶ **ACHTUNG** Beschädigung der Bedienanzeige durch spitze oder scharfkantige Gegenstände! Bei der Berührung der Bedienanzeige mit Gegenständen, z. B. Kugelschreibern, kann die berührempfindliche Oberfläche der Bedienanzeige beschädigt werden. Die Bedienanzeige nur mit den Fingerspitzen berühren.
 - ▶ Um das eingeschaltete Gerät auszuschalten: Die Taste [Ein | Aus] gedrückt halten.

8.2 Gerät nivellieren

Durch die Nivellierung werden Neigungen am Aufstellort des Geräts ausgeglichen.

8.2.1 Gerät mit motorischen Füßen nivellieren

Geräte mit motorischen Füßen werden automatisch nivelliert. Wenn eine Nivellierung erforderlich ist: Die Anzeige [Nivellieren] blinkt.

Vorgehen

- ▶ Auf die Schaltfläche [Nivellieren] tippen.
- ▷ Die Anzeige [Nivellieren] blinkt.
- ▷ Das Gerät nivelliert mithilfe der motorischen Füße automatisch.

8.3 Windschutz motorisch öffnen und schließen (nur bei Geräten mit motorischem Windschutz)

Durch Betätigung der Taste [Wechsel] können die Seitenscheiben und der Deckschieber des Windschutzes motorisch geöffnet und geschlossen werden. Bis zu drei Türen können gleichzeitig über die Taste [Wechsel] gesteuert werden.

Vorgehen

- ▶ Das Gerät einschalten.
- ▶ Alle Türen des Windschutzes schließen.
- ▶ Um festzulegen, wie weit eine Tür durch Drücken der Taste [Wechsel] geöffnet wird: Die Tür manuell bis zur gewünschten Position aufschieben.
- ▶ Wenn gleichzeitig mehrere Türen durch die Taste [Wechsel] gesteuert werden sollen: Die gewünschten Türen manuell bis zur gewünschten Position aufschieben.
- ▶ Die Taste [Wechsel] drücken.
- ▷ Die geöffnete Tür wird geschlossen.
- ▷ Wenn mehrere Türen geöffnet sind: Alle geöffneten Türen werden geschlossen.
- ▷ Bei der nächsten Betätigung der Taste [Wechsel] wird die Tür geöffnet oder geschlossen.

8.4 Wägungen vorbereiten

Vor jeder Wägung muss das Gerät vorbereitet werden.

Voraussetzung

Das Gerät ist betriebsbereit

ACHTUNG

Beschädigung des Geräts oder Zubehörs durch Chemikalien!

Chemikalien können das Gerät oder das angeschlossene Zubehör innen und außen angreifen. Das Gerät und das Zubehör können dadurch beschädigt werden.

- ▶ Beim Wägen von Chemikalien geeignete Behälter verwenden.
-

Vorgehen

- ▶ Das Gerät nivellieren.
- ▶ Das Gerät für das Justieren null stellen. Dazu die Taste [Null stellen] drücken.
- ▶ Wenn das Gerät **nicht** null gestellt werden kann: Das Gerät entlasten und erneut null stellen.
- ▶ Das Gerät justieren.

8.5 Wägungen durchführen

Vorgehen

- ▶ Das Gerät null stellen.
- ▶ Gegebenenfalls einen Behälter für das Wägegut auflegen.
- ▶ Um das Gewicht des Behälters auszugleichen: Das Gerät tarieren. Dazu die Taste [Tara] drücken.
- ▶ Wenn ein Behälter für das Wägegut verwendet wird: Das Wägegut in den Behälter legen.
- ▶ Wenn **kein** Behälter für das Wägegut verwendet wird: Das Wägegut auf die Waagschale legen.
- ▶ Sobald sich der Wägewert nicht mehr ändert und die Wägeeinheit angezeigt wird: Den gemessenen Wert ablesen.

8.6 Übersicht Kalibrieren, Justieren und Linearisieren

Beim Kalibrieren wird mithilfe eines Prüfgewichts festgestellt, um wie viel der angezeigte Wert vom tatsächlichen Wert abweicht. Diese Abweichung wird mit einem vorgegebenen Sollwert abgeglichen. Durch das anschließende Justieren wird diese Abweichung beseitigt. Beim Linearisieren wird die Abweichung der Werte von der idealen Wägekennlinie korrigiert.

Das Kalibrieren und Justieren muss regelmäßig durchgeführt werden:

- Täglich nach jedem Einschalten des Geräts
- Nach jedem Nivellieren
- Nach Veränderung der Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte oder Luftdruck)
- Nach Aufstellen des Geräts an einem neuem Aufstellort

Das Kalibrieren und Justieren kann auf unterschiedliche Weisen durchgeführt werden:

- Justieren mit isoCAL-Funktion
- Intern oder extern kalibrieren oder justieren
- Bei Semi-Mikrowaage und Analysenwaage: Intern linearisieren

M

Bei allen konformitätsbewerteten Geräten im eichpflichtigen Verkehr ist nur internes Justieren möglich.

8.7 Justieren mit isoCAL-Funktion

Das Gerät kann mithilfe der isoCAL-Funktion automatisch intern kalibriert und justiert werden.

Voraussetzungen

- Das Gerät befindet sich **nicht** im Menü.
- Ziffern- oder Buchstabeneingaben sind **nicht** aktiv.
- Die Belastung der Waagschale bleibt für 2 Minuten unverändert.
- Die Belastung der Waagschale beträgt maximal 2 % der Höchstlast.
- Das Gerät registriert für 2 Minuten **keine** Eingabe.

Wenn alle Voraussetzungen für den Start der isoCAL-Funktion erfüllt sind und eine der folgenden Bedingungen eintritt: Die isoCAL-Funktion wird automatisch ausgelöst.

Mögliche Bedingungen sind:

- Seit dem letzten Justiervorgang hat sich die Umgebungstemperatur verändert.
- Die Intervallzeit wurde überschritten (Intervallzeit siehe Kapitel „15.8 Empfohlenes Kalibriergewicht“, Seite 92).
- Das Gerät wurde nivelliert.
- Das Gerät wurde seit dem letzten Justiervorgang von der Spannungsversorgung getrennt (nur bei konformitätsbewerteten Modellen).

Vorgehen

- ▶ Wenn der automatische Start der isoCAL-Funktion eingestellt ist (Einstellwerte für den Parameter „ISOCAL“ siehe Kapitel „7.3.1 Parameter im Hauptmenü „Setup“, Seite 44):
 - ▷ Wenn die isoCAL-Funktion gemäß oben genannter Bedingungen ausgelöst wird: Die Schaltfläche [isoCAL] blinkt in der Bedienanzeige.
 - ▷ In der Bedienanzeige zählt eine Zeitanzeige von 15 Sekunden auf 0 herunter.
 - ▷ Wenn vor Ablauf der Zeitanzeige **kein** Lastwechsel oder **keine** Bedienung am Gerät erfolgt: Die isoCAL-Funktion startet.
- ▶ Wenn der manuelle Start der isoCAL-Funktion eingestellt ist (Einstellwerte für den Parameter „ISOCAL“ siehe Kapitel „7.3.1 Parameter im Hauptmenü „Setup“, Seite 44):
 - ▷ Wenn die isoCAL-Funktion ausgelöst wird: Die Schaltfläche [isoCAL] blinkt in der Bedienanzeige.
 - ▶ Auf die Schaltfläche [isoCAL] tippen.
 - ▷ Die isoCAL-Funktion startet.

8.8 Gerät intern kalibrieren und justieren

Kalibrieren und anschließend justieren

Voraussetzungen

- Die Waagschale ist unbelastet.
- Die Bedienanzeige zeigt einen stabilen Wägewert an.

Vorgehen

- ▶ Um das Interne Justieren im Menü einzustellen: Im Menü „SETUP“/„WAAGE“ für den Parameter „CAL.JUST.“ den Einstellwert „CAL.INT.“ auswählen.
- ▶ Um den Ablauf der Justierfunktion auf Kalibrieren und anschließendes automatisches Justieren einzustellen: Im Menü „SETUP“/„WAAGE“ für den Parameter „CAL.ABL.“ den Einstellwert „JUST.“ auswählen.
- ▶ Das Menü verlassen.
- ▶ Die Taste „Null stellen“ drücken.
- ▶ Um das interne Justieren zu starten: Auf die Schaltfläche [Justieren] tippen.
- ▶ Wenn bei einem Modell mit motorischen Stellfüßen das automatische Nivellieren eingestellt ist: Das Gerät nivelliert automatisch.
- ▷ Das interne Justiergewicht wird aufgelegt.
- ▷ Während des Justiervorgangs erscheint die Anzeige [CAL.RUN.] in der Bedienanzeige.
- ▷ Das Gerät wird automatisch justiert und vom internen Justiergewicht entlastet.
- ▷ Die Anzeige [CAL.END.] zeigt das Ende des Justiervorgangs an.

Justieren nach dem Kalibrieren manuell starten

Voraussetzungen

- Die Waagschale ist unbelastet.
- Die Bedienanzeige zeigt einen stabilen Wägewert an.

Vorgehen

- ▶ Um das interne Justieren im Menü einzustellen: Im Menü „SETUP“/„WAAGE“ für den Parameter „CAL.JUST.“ den Einstellwert „CAL.INT.“ auswählen.
- ▶ Um den Ablauf der Justierfunktion auf Kalibrieren ohne anschließendes automatisches Justieren einzustellen: Im Menü „SETUP“/„WAAGE“ für den Parameter „CAL.ABL.“ den Einstellwert „CAL/JUST.“ auswählen.
- ▶ Das Menü verlassen.
- ▶ Die Taste [Null stellen] drücken.
- ▶ Um das Kalibrieren zu starten: Auf die Schaltfläche [Justieren] tippen.
- ▶ Wenn bei einem Modell mit motorischen Stellfüßen das automatische Nivellieren eingestellt ist: Das Gerät nivelliert automatisch.
- ▷ Das interne Gewicht wird aufgelegt.
- ▷ Während des Vorgangs erscheint die Meldung [CAL.RUN.] in der Bedienanzeige.
- ▷ Der Kalibriergewichtswert wird angezeigt.

- ▶ Um das Justieren zu starten: Auf die Schaltfläche [Bestätigen] tippen.
- ▷ Das Gerät wird justiert und vom internen Justiergewicht entlastet.
- ▷ Die Anzeige [CAL.END.] zeigt das Ende des Justiervorgangs an.

8.9 Gerät extern kalibrieren und justieren (nicht bei konformitätsbewerteten Modellen)

Extern Justieren mit werksvoreingestelltem Gewichtswert

Vorgehen

- ▶ Im Menü „SETUP“ / „WAAGE“ für den Parameter „CAL.JUST.“ den Einstellwert „CAL.EXT“ auswählen.

Benutzerdefinierten Gewichtswert einstellen

Für das Justiergewicht kann ein Gewichtswert eingestellt werden. Dieser benutzerdefinierte Gewichtswert wird beim externen Justieren verwendet.

Wenn kein benutzerdefinierter Gewichtswert eingestellt ist: Der voreingestellte Gewichtswert wird verwendet.

Vorgehen

- ▶ Im Menü „INPUT“ den Einstellwert „CAL.GEW.“ auswählen.
- ▶ Den gewünschten Gewichtswert eingeben und bestätigen.
- ▶ Um den benutzerdefinierten Gewichtswert für den nächsten Justiervorgang zu nutzen: Im Menü „Waage“ für den Parameter „CAL.JUST.“ den Einstellwert „CAL.E.USR.“ auswählen.

Kalibrieren und anschließend justieren

Voraussetzungen

- Die Waagschale ist unbelastet.
- Die Bedienanzeige zeigt einen stabilen Wägewert an.
- Das Gerät ist nicht gegen externes Justieren gesperrt.
- Justiergewicht bereithalten

Vorgehen

- ▶ Um das externe Justieren im Menü einzustellen: Im Menü „SETUP“ / „WAAGE“ für den Parameter „CAL.JUST.“ das externe Justieren mit voreingestelltem Justiergewicht oder das externe Justieren mit benutzerdefiniertem Justiergewicht wie oben beschrieben auswählen.
- ▶ Um den Ablauf der Justierfunktion auf Kalibrieren und anschließendes automatisches Justieren einzustellen: Im Menü „SETUP“ / „WAAGE“ für den Parameter „CAL.ABL.“ den Einstellwert „JUST.“ auswählen.
- ▶ Das Menü verlassen.
- ▶ Die Taste [Null stellen] drücken.
- ▶ Auf die Schaltfläche [Justieren] tippen.
- ▶ Wenn bei einem Modell mit motorischen Stellfüßen das automatische Nivellieren eingestellt ist: Das Gerät nivelliert automatisch.

- ▶ Das angezeigte Justiergewicht auflegen. Das Gerät wird nach dem Kalibrieren automatisch justiert, wenn das aufgelegte Justiergewicht innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegt.
 - ▷ Das Vorzeichen „+“ wird angezeigt, wenn das aufgelegte Gewicht zu groß ist.
 - ▷ Das Vorzeichen „-“ wird angezeigt, wenn das aufgelegte Gewicht zu gering ist.
- ▷ Die Meldung [CAL.END.] zeigt das Ende des Justiervorgangs an.
- ▶ Das Justiergewicht nach Abschluss des Justiervorgangs abnehmen.

Justieren nach dem Kalibrieren manuell starten

Voraussetzungen

- Die Waagschale ist unbelastet.
- Die Bedienanzeige zeigt einen stabilen Wägewert an.
- Das Gerät ist nicht gegen externes Justieren gesperrt.

Vorgehen

- ▶ Um das externe Justieren im Menü einzustellen: Im Menü „SETUP“ / „WAAGE“ für den Parameter „CAL.JUST.“ das externe Justieren mit voreingestelltem Justiergewicht oder das externe Justieren mit benutzerdefiniertem Justiergewicht wie oben beschrieben auswählen.
- ▶ Um den Ablauf der Justierfunktion auf Kalibrieren ohne anschließendes automatisches Justieren einzustellen: Im Menü „SETUP“ / „WAAGE“ für den Parameter „CAL.ABL.“ den Einstellwert „CAL/JUST.“ auswählen.
- ▶ Das Menü verlassen.
- ▶ Die Taste [Null stellen] drücken.
- ▶ Auf die Schaltfläche [Justieren] tippen.
- ▶ Wenn bei einem Modell mit motorischen Stellfüßen das automatische Nivellieren eingestellt ist: Das Gerät nivelliert automatisch.
- ▶ Das angezeigte Justiergewicht auflegen. Der Justiervorgang kann nur gestartet werden, wenn das aufgelegte Justiergewicht innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegt.
 - ▷ Das Vorzeichen „+“ wird angezeigt, wenn das aufgelegte Gewicht zu groß ist.
 - ▷ Das Vorzeichen „-“ wird angezeigt, wenn das aufgelegte Gewicht zu gering ist.
- ▶ Auf die Schaltfläche [Bestätigen] tippen. Dadurch wird der Justiervorgang gestartet.
- ▷ Die Anzeige [CAL.END.] zeigt das Ende des Justiervorgangs an.
- ▶ Das Justiergewicht nach Abschluss des Justiervorgangs abnehmen.

8.10 Ergebnisse drucken

Die Ergebnisse des Justiervorgangs können in einem GLP-Protokoll ausgedruckt werden.

Vorgehen

- ▶ Den GLP-Druck im Menü einstellen (Einstellungsparameter siehe Kapitel „Parameter im Untermenü „Einstellungen für die Druckausgabe““, Seite 53):
- ▶ Das Gerät justieren.
- ▷ Wenn der Justiervorgang abgeschlossen ist:
 - ▷ Der Druckvorgang wird gestartet.
 - ▷ Der GLP-Fuß wird gedruckt.

8.11 Wägen und Drucken mit ID-Kennzeichnung

Dem Gerät und jedem Lot kann eine ID-Nummer zugewiesen werden. Die ID-Nummern werden beim GLP-konformen Druck im GLP-Kopf ausgegeben.

Voraussetzungen

- Die ID-Kennzeichnung ist im Menü eingegeben, z. B. „CHARGE01“ (siehe Kapitel „7.3.5 Parameter im Hauptmenü „Input““, Seite 57).
- Die Ausgabe der Lot-ID-Zeile im GLP-Protokoll ist im Menü aktiviert (siehe Kapitel „7.3.5 Parameter im Hauptmenü „Input““, Seite 57).
- Der GLP-konforme Druck ist aktiviert (siehe Kapitel „7.3.3 Parameter im Hauptmenü „Datenausgabe““, Seite 52).
- Das Format für die Druckausgabe ist auf 22 Zeichen pro Zeile eingestellt (Einstellungsparameter siehe Kapitel „7.3.3 Parameter im Hauptmenü „Datenausgabe““, Seite 52).

Vorgehen

- ▶ Die Druckausgabe starten. Dazu die Taste [Drucken] drücken.
- ▷ Der GLP-Kopf wird mit der im Menü eingestellten ID-Kennzeichnung und dem aktuellen Wägewert gedruckt.
- ▷ Die Schaltfläche [GLP] erscheint in der Bedienanzeige.
- ▶ Um das GLP-Protokoll zu beenden: Auf die Schaltfläche [GLP] tippen.
- ▷ Der GLP-Fuß wird gedruckt.

```

-----
23-Apr-2020    13:06
      Sartorius
Mod.          MCE5202S
Ser. no.      12345678
Ver. 09-05-00.09.01
ID            CHARGE01
-----
L ID
G           +   50.12 g
-----
23-Apr-2020    13:07
  
```

8.12 Ionisator ein- und ausschalten (optional)

Vorgehen

- ▶ Um den Ionisator im Menü zu aktivieren und festzulegen, mit welcher Intensität der Ionisator arbeiten soll: Im Menü „GERAET“/„IONISAT.“ für den Parameter „LEISTUNG“ den Einstellwert „SCHWACH“, „MITTEL“ oder „STARK“ auswählen.
- ▶ Um im Menü die Dauer des Ionisiervorgangs festzulegen: Im Menü „GERAET“/„IONISAT.“ für den Parameter „DAUER“ einen Wert von „3 SEK.“ bis „15 SEK.“ auswählen.
- ▶ Das Einstellungsmenü verlassen.
- ▷ Die Schaltfläche [Ionisator] erscheint in der Bedienanzeige.
- ▶ Um den Ionisiervorgang zu starten: Auf die Schaltfläche [Ionisator] tippen.
- ▶ Um den Ionisator im Menü auszuschalten: Im Menü „GERAET“/„IONISAT.“ für den Parameter „LEISTUNG“ den Einstellwert „AUS“ auswählen.

8.13 Anwendungen durchführen (Beispiele)

8.13.1 Funktion „Einheitenwechsel“ durchführen

Die Funktion „Einheitenwechsel“ ermöglicht das Umschalten zwischen der Anzeige der Basiseinheit und bis zu 4 weiteren Einheiten. Die Einheiten können während des Wägeprozesses eingestellt und die Nachkommstellen angepasst werden.

Nach jedem Gerätestart wird automatisch die Basiseinheit angezeigt.

Vorgehen

- ▶ Um die Funktion „Einheitenwechsel“ im Menü zu aktivieren: Im Menü „WIEGEN“ für den Parameter „EINHEIT“ den Einstellwert „EIN“ auswählen.
- ▶ Das Einstellungsmenü verlassen.
- ▷ Das Gerät bootet.
- ▶ Um die umschaltbaren Einheiten auszuwählen:
 - ▶ Wenn ein Gerät mit motorischem Windschutz vorliegt: Die Schaltfläche [Einheitenwechsel] gedrückt halten.
 - ▶ Wenn ein Gerät ohne motorischem Windschutz vorliegt: Die Schaltfläche [Einheitenwechsel] oder die Taste [Wechsel] gedrückt halten.
 - ▶ Das Menü der Funktion „Einheitenwechsel“ öffnet sich.
- ▶ Ein Untermenü aus „Einheit 1“ – „Einheit 4“ auswählen.
- ▶ Die gewünschte Einheit auswählen und die Anzeige bestätigen (verfügbare Einheiten siehe Kapitel „7.3.7 Parameter der Anwendungsmenüs „Einheit 1“, „Einheit 2“, „Einheit 3“ und „Einheit 4““, Seite 58).
- ▶ Um die Anzahl der Anzeigestellen der gewählten Einheit einzustellen: Auf die Schaltfläche „Bestätigen“ tippen (Einstellungsparameter siehe Kapitel „7.3.7 Parameter der Anwendungsmenüs „Einheit 1“, „Einheit 2“, „Einheit 3“ und „Einheit 4““, Seite 58).
- ▶ Die gewünschte Anzahl der Anzeigestellen auswählen und die Auswahl bestätigen.
- ▶ Das Menü der Funktion „Einheitenwechsel“ verlassen.

- ▶ Um während des Wägens oder bevor eine Anwendung gestartet wird die angezeigte Gewichtseinheit umzuschalten:
 - ▶ Wenn ein Gerät mit motorischem Windschutz vorliegt: Auf die Schaltfläche [Einheitenwechsel] gegebenenfalls mehrmals tippen, bis die gewünschte Einheit angezeigt wird.
 - ▶ Wenn ein Gerät ohne motorischem Windschutz vorliegt: Auf die Schaltfläche [Einheitenwechsel] oder die Taste [Wechsel] gegebenenfalls mehrmals tippen bis die gewünschte Einheit angezeigt wird.
- ▷ Der aktuelle Wägewert wird in der ausgewählten Einheit angezeigt.

8.13.2 Anwendung „Statistik“ durchführen

Die Anwendung „Statistik“ speichert bis zu 99 Wägewerte und wertet sie statistisch aus.

Folgende Werte werden von der Anwendung Statistik gespeichert und ausgegeben:

- Anzahl der Komponenten
- Mittelwert
- Standardabweichung
- Variationskoeffizient Summe aller Werte
- Kleinster Wert (Minimum)
- Größter Wert (Maximum)
- Spanne: Differenz zwischen Maximum und Minimum

Die Anwendung „Statistik“ kann mit folgenden Funktionen kombiniert werden:

- Einheitenwechsel, nur vor dem Start der Anwendung verfügbar
- ID-Kennzeichnung
- Automatisches Trieren

Vorgehen

- ▶ Die Anwendung Statistik im Menü „ANWEND.“ auswählen.
- ▶ Das Einstellungsmenü verlassen.
- ▶ Eine Probe auf die Waagschale legen.
- ▶ Gegebenenfalls die angezeigte Gewichtseinheit wechseln.
- ▶ Um die Aufzeichnung der Statistik zu beginnen: Auf die Schaltfläche [Bestätigen] tippen.
- ▷ Der aktuelle Wägewert wird gespeichert.

| | |
|---------|----------|
| ----- | |
| Comp01+ | 100.22 g |

| | |
|---------|----------|
| Comp02+ | 100.21 g |
|---------|----------|

- ▶ Um den nächsten Wert zu speichern:
 - ▶ Die aufgelegte Probe entfernen.
 - ▶ Eine neue Probe auf die Waagschale legen und auf die Schaltfläche „Bestätigen“ tippen.

| | | |
|-------|---|-----------|
| ----- | | |
| n | | 6 |
| x | + | 100.258 g |
| s | + | 0.037 g |
| sRel | + | 0.04 % |
| Sum | + | 601.55 g |
| Min | + | 100.21 g |
| Max | + | 100.31 g |
| Diff | + | 0.10 g |
| ----- | | |


- ▶ Um in der Ergebnisanzeige zwischen der Anzeige des aktuellen Wägewerts, der Anzahl der übernommenen Komponenten und dem berechneten Mittelwert umzuschalten: Auf die Schaltfläche [Auf] oder [Ab] tippen.
- ▶ Um die aktuelle Statistik zu drucken, zu beenden und die gespeicherten Werte zu löschen: Auf die Schaltfläche [Zurück] oder [GLP] tippen.

9 Reinigung und Wartung


9.1 Gerät mit Analysenwindschutz oder flachem Glaswindschutz vorbereiten

Vorgehen


- ▶ Das Gerät ausschalten.
- ▶ Das Gerät von der Spannungsversorgung trennen. Dazu das Netzanschlusskabel von der Netzsteckdose abziehen.
- ▶ Die Seitenscheiben und den Deckschieber des Windschutzes vollständig öffnen.

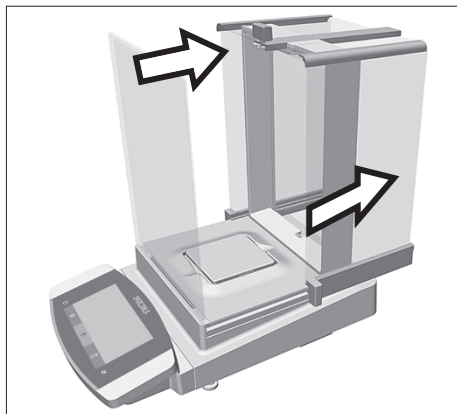


- ▶ Die Waagschale und alle zugehörigen Komponenten aus dem Wägeraum entfernen, z. B. Schirmblech, Unterschale.

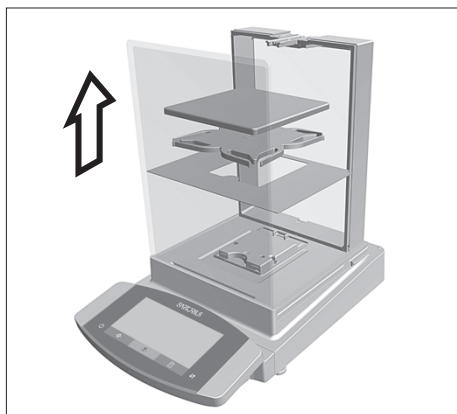


- ▶ Um die Seitenscheiben auszubauen:
 - ▶ Wenn ein Gerät mit Analysenwindschutz vorliegt: Den Sicherungsknopf (1) am Türgriff drücken und gedrückt halten und die Seitenscheiben vollständig aus den Führungsschienen herausziehen.

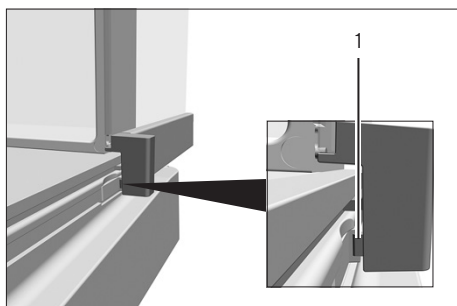

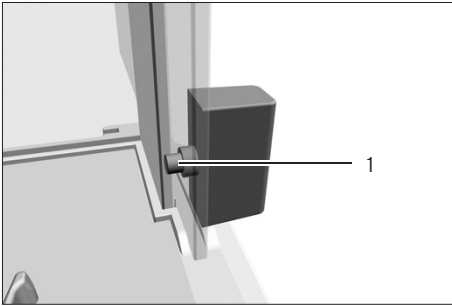


- ▶ Wenn ein Gerät mit flachem Glaswindschutz vorliegt: Den Sicherungsknopf (1) am Türgriff drücken und gedrückt halten und die Seitenscheiben vollständig aus den Führungsschienen herausziehen.

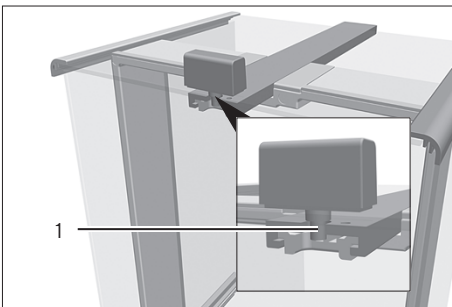

- ▶ Um den Deckschieber auszubauen: Den Sicherungsknopf (1) am Türgriff drücken und gedrückt halten und den Deckschieber vollständig aus den Führungsschienen herausziehen.

9.2 Gerät mit Rahmenwindschutz vorbereiten

Vorgehen

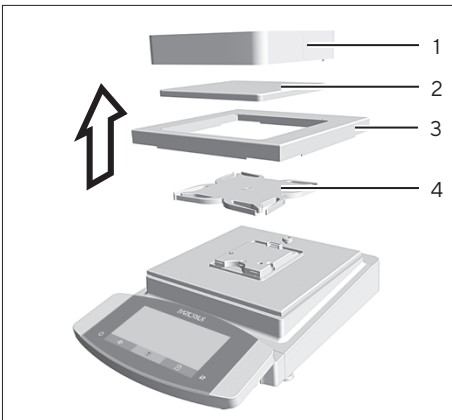

- ▶ Das Gerät ausschalten.
- ▶ Das Gerät von der Spannungsversorgung trennen. Dazu das Netzanschlusskabel von der Netzsteckdose abziehen.
- ▶ Rahmenwindschutz (1) abnehmen und mit einem Pinsel oder einem leicht feuchten Reinigungstuch reinigen.
- ▶ Waagschale (2) abnehmen.
- ▶ Schirmblech (3) und Unterschale (4) abnehmen.

9.3 Gerät reinigen

ACHTUNG

Korrosion oder Beschädigungen am Gerät durch ungeeignete Reinigungsmittel!

- ▶ **Keine** ätzenden, chloridhaltigen oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ **Keine** Reinigungsmittel verwenden, die scheuernde Bestandteile enthalten, z. B. Scheuermilch, Stahlwolle.
- ▶ **Keine** lösemittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Prüfen, ob die eingesetzten Reinigungsmittel materialkonform sind (siehe Kapitel „15.4 Werkstoffe“, Seite 86).
- ▶ Reinigungsmittel wie Tücher nur leicht befeuchten.

Vorgehen

- ▶ **ACHTUNG** Fehlfunktion oder Geräteschaden durch eindringende Feuchtigkeit oder Staub!
 - ▶ Staub und pulvrige Probenreste mit einem Pinsel oder Handstaubsauger entfernen.
- ▶ **ACHTUNG** Korrosion oder Beschädigungen der Waagschale durch ungeeignete Reinigungsmittel!
 - ▶ Den Wägerauboden, das Schirmblech und die Waagschale mit einem Reinigungsmittel und einem Tuch abreiben. Das Reinigungsmittel muss für Edelstahl und Titan geeignet sein.
- ▶ Die zugehörigen Komponenten der Waagschale mit einem Pinsel oder einem leicht feuchten Reinigungstuch abwischen, z. B. Schirmblech, Unterschale.
- ▶ Das Gerätegehäuse mit einem leicht feuchten Reinigungstuch abwischen. Für stärkere Verschmutzungen eine milde Seifenlauge verwenden.
- ▶ Wenn ein Gerät mit Analysenwindschutz oder flachem Glaswindschutz vorliegt: Den Wägeraum mit einem leicht feuchten Reinigungstuch abwischen. Für stärkere Verschmutzungen eine milde Seifenlauge verwenden.

Tipps

Wir empfehlen die Waagschale regelmäßig zu reinigen, z. B. wöchentlich. Es dürfen sich keine Ablagerungen auf der Waagschale absetzen.

Als zusätzlicher Schutz kann ein Pflegeöl auf die Waagschale aufgetragen werden. Das Pflegeöl muss für Edelstahl und Titan geeignet sein.

9.4 Gerät zusammensetzen und anschließen

Vorgehen

- ▶ Alle Komponenten wieder in das Gerät einsetzen (Einsetzen siehe Kapitel „5.6 Gerät mit Analysenwindschutz oder flachem Glaswindschutz montieren“, Seite 35, Kapitel „5.7 Gerät mit Rahmenwindschutz montieren“, Seite 38).
- ▶ Das Gerät wieder an die Spannungsversorgung anschließen (siehe Kapitel „6.3 Spannungsversorgung anschließen“, Seite 42).

9.5 Wartungsplan

| Intervall | Bauteil | Tätigkeit | Kapitel, Seite |
|--|--------------|-------------------------------------|----------------|
| Monatlich bis alle 2 Jahre, von Betriebsbedingungen abhängig | Gesamtsystem | Den Sartorius Service kontaktieren. | 17, 99 |

9.6 Software-Update durchführen

Über den USB-A-Anschluss des Geräts kann ein Software-Update von einem USB-Massenspeichergerät installiert werden.

Voraussetzungen

- Der Gerät ist eingeschaltet.
- Das Software-Update ist auf einem USB-Massenspeichergerät gespeichert.

Vorgehen

- ▶ Das Software-Update von der Sartorius-Internetseite auf das USB-Massenspeichergerät herunterladen.
- ▶ Wenn es sich um eine Zip-Datei handelt: Das Software-Update auf dem Stick entpacken.
- ▶ Das USB-Massenspeichergerät mit dem Software-Update in den USB-A-Anschluss des Geräts einstecken.
- ▶ Das Einstellungsmenü aufrufen und das Hauptmenü „UPDATE“ auswählen.
- ▶ Im Hauptmenü „UPDATE“ den Parameter „STARTEN?“ auswählen.
- ▷ Die Anzeige [KOPIERE] erscheint in der Bedienanzeige.
- ▷ Die Anzeige [REBOOT] erscheint in der Bedienanzeige und das Gerät startet neu.
- ▷ Die Anzeige [UNPACK] erscheint in der Bedienanzeige.
- ▷ Die Anzeige [RESTART] erscheint in der Bedienanzeige und das Gerät startet neu.
- ▷ Während des Neustarts erscheint zuerst die Anzeige [CHECK.APC] in der Bedienanzeige. Anschließend erscheint für ca. 2 Minuten die Anzeige [PROG APC] in der Bedienanzeige.
 - ▶ Das Gerät **nicht** ausschalten!
- ▷ Das Gerät bestätigt die erfolgreiche Installation mit der Anzeige [PROG OK].
- ▷ Alle gefundenen Komponenten werden mit der neuen Firmware aktualisiert.
- ▷ Das Gerät bestätigt das Ende des Installationsvorgangs mit der Anzeige [FINISH].
- ▷ Das Gerät startet neu.
- ▷ Das Gerät ist betriebsbereit.

10 Störungen

10.1 Statusmeldungen

| Statusmeldung | Störung | Ursache | Behebung | Kapitel, Seite |
|---------------|--|--|---|----------------|
| AELTER? | Wenn ein USB-Massenspeichergerät mit einem Software-Update angeschlossen ist: Das Gerät erkennt eine veraltete Update-Version. | Die Version des Software-Updates ist älter als die Software-Version auf dem Gerät. | Wenn das Update trotzdem durchgeführt werden soll: Die Anzeige bestätigen. | |
| GESPERRT | Ein Software-Update soll auf ein konformitätsbewertetes Gerät installiert werden. | Die Durchführung von Software-Updates ist bei konformitätsbewerteten Geräten nicht erlaubt. | Falls das Software-Update über eine entsprechende Zulassung verfügt: Vom Sartorius-Service kann das Software-Update in das Gerät geladen werden. Anschließend ist gegebenenfalls eine Nacheichung erforderlich. | |
| UNGUELT. | Wenn ein USB-Massenspeichergerät mit einem Software-Update angeschlossen ist: Das Gerät findet kein gültiges Update. | Auf dem angeschlossenen USB-Massenspeichergerät ist kein gültiges Software-Update des Herstellers vorhanden. | Prüfen, ob Dateien auf dem USB-Massenspeichergerät vorhanden sind. Die Software-Update-Dateien über den Sartorius Service beziehen. | |

10.2 Warnmeldungen

| Warnmeldung | Störung | Ursache | Behebung | Kapitel, Seite |
|-------------|--|---|--|----------------|
| APP.ERR. | Das Gerät misst einen ungültigen Wägewert. | Das aufgelegte Gewicht ist zu gering. Der Wägewert ist negativ. | Das aufgelegte Gewicht auf mehr als die Mindestlast erhöhen. | |
| | | Es ist kein Wägegut aufgelegt. | Das Wägegut auflegen. | |
| DIS.ERR. | Der auszugebende Wert kann nicht in der Bedienanzeige angezeigt werden. | Die anzuzeigenden Daten sind nicht kompatibel mit dem eingestellten Anzeigeformat. | Die Anzeigeeinstellungen im Menü anpassen, z. B. Auflösung, Einheit, Nachkommastellen. | |

| Warnmeldung | Störung | Ursache | Behebung | Kapitel, Seite |
|-------------|--|---|---|----------------|
| HIGH | Das Gerät ist überlastet. | Die maximale Wägeleistung des Geräts wurde überschritten | Das aufgelegte Gewicht auf weniger als die maximale Wägeleistung des Geräts reduzieren. | |
| LEVEL.ERR. | Das Gerät misst keinen Wägewert. | Das Gerät ist nicht nivelliert. | Das Gerät nivellieren. | 8.2, 59 |
| LOW | Die Aussteuerung des Wägewandlers im Innenraum des Wägemoduls ist zu gering. | <ul style="list-style-type: none"> - Es ist keine Waagschale aufgelegt. - Es wurde nach dem Start ein vorher vergessenes Gewicht entfernt. | Die Waagschale in das Gerät einsetzen und das Gerät aus- und wieder einschalten. | |
| ERR 54 | | Es liegt ein Fehler des Wägesystems oder ein Fehler in der Geräteelektronik vor. | Den Sartorius Service kontaktieren. | |
| CHK.ERR. | Das interne Speichermedium ist fehlerhaft. | Ein Speicherfehler ist in der Firmware. | Ein Software-Update durchführen. Wenn das Problem erneut auftritt: Den Sartorius Service kontaktieren. | 9.6, 73 |
| COMM.ERR. | Das Gerät bekommt keinen Wägewert. | Es findet keine Kommunikation zwischen Bedieneinheit und Wägemodul statt. | Warten, bis die Bedieneinheit die Kommunikation mit dem Wägemodul wiederherstellt. Wenn das Problem erneut auftritt: Den Sartorius Service kontaktieren. | |
| ELISE.ERR. | Keine Kommunikation zum Neigungssensor vorhanden. | Ein Speicherfehler ist in der Firmware. | Das Gerät aus- und wieder einschalten. Wenn das Problem erneut auftritt: Den Sartorius Service kontaktieren. | |
| MOTOR.ERR. | Das Gerät lässt sich nicht nivellieren. | Die Neigung des Geräts ist zu groß oder ein motorischer Fuß ist defekt. | Den Aufstellort wechseln. Wenn das Problem erneut auftritt: Den Sartorius Service kontaktieren. | |
| PRT.ERR. | Die Taste [Drucken] ist gesperrt. | Die Datenschnittstelle für die Druckausgabe ist auf xBPI-Modus eingestellt. Der Handshake ist aktiv und wird von dem angeschlossenen Peripherie-Gerät nicht bedient. | Das Menü auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Den Handshake deaktivieren. Wenn das Problem erneut auftritt: Den Sartorius Service kontaktieren. | |

| Warnmeldung | Störung | Ursache | Behebung | Kapitel, Seite |
|------------------------|--|---|--|----------------|
| SYS.ERR. | Die Systemdaten sind fehlerhaft. | Ein Speicherfehler ist in der Bedieneinheit. | Das Gerät aus- und wieder einschalten. Wenn das Problem erneut auftritt: Den Sartorius Service kontaktieren. | |
| ERR 02 | Das Gerät kann aufgrund eines Nullpunktfehlers beim Start der Justierfunktion nicht justiert werden. | Das Gerät wurde vor dem Justiervorgang nicht tariert oder null gestellt. | <ul style="list-style-type: none"> - Das Gerät tariert oder null stellen. - Die Vorlast prüfen und gegebenenfalls einstellen. | |
| | | Das Gerät ist belastet. | Das Wägegut von der Waagschale entfernen. | |
| ERR 10 | Tarieren ist nicht möglich. | Das Gerät kann nicht manuell tariert werden, weil ein Anwendungsprogramm den Tara-Speicher belegt. | Um den Tara-Speicher freizugeben: Das Anwendungsprogramm mit der Schaltfläche [Zurück] beenden. | |
| ERR 11 | Der Wägewert kann nicht in den Tara-Speicher übernommen werden. | Der Wägewert ist negativ oder „Null“. | <ul style="list-style-type: none"> - Das aufgelegte Wägegut prüfen. - Das Gerät vor dem Auflegen des Wägeguts gegebenenfalls null stellen. | |
| ERR 520 bis ERR 527 | Der Komponententausch ist fehlerhaft. Das Software-Update konnte nicht vollständig durchgeführt werden. | Die Firmware-Versionen der vorhandenen Komponenten stimmen nicht überein. | Die Firmware des Geräts überprüfen. | |
| | | | Ein Software-Update durchführen. | 9.6, 73 |
| | | | Wenn das Problem erneut auftritt: Den Sartorius Service kontaktieren. | |

10.3 Fehlersuche

| Störung | Ursache | Behebung | Kapitel, Seite |
|--|--|--|----------------|
| Die Bedienanzeige ist schwarz. | Das Gerät ist spannungslos. | Den Anschluss an die Spannungsversorgung prüfen. | 6.3, 42 |
| | Das Netzgerät ist nicht eingesteckt. | Das Netzanschlusskabel an die Spannungsversorgung anschließen. | 6.3, 42 |
| Der angezeigte Wägewert ändert sich laufend. | Der Aufstellort des Geräts ist instabil. | Den Parameter für die Umgebungsbedingungen anpassen. | |
| | Ein Fremdkörper befindet sich zwischen Waagschale und Gehäuse. | Den Fremdkörper entfernen. | 5.2, 32 |


| Störung | Ursache | Behebung | Kapitel, Seite |
|---|---|--|----------------|
| Das Gerät zeigt ein offensichtlich falsches Wägeb- ergebnis an. | Das Gerät wurde nicht justiert. | Das Gerät justieren. | |
| | Das Gerät wurde vor dem Wägen nicht tariert. | Das Gerät tarieren. | |
| Die Anzeige [Nivellieren] blinkt. | Das Gerät muss nivelliert werden. | Das Gerät nivellieren. | 8.2, 59 |
| Bei einem konformitätsbewerteten Gerät: Die Anzeige [Kein gültiger Wägewert] erscheint. | - Die Ursache dieser Störung wird nach Drücken der Taste [Kein gültiger Wert] angezeigt. Gleichzeitig ist die Funktion „Einheitenwechsel“ gesperrt. | | |
| | - LEVEL.ERR.: Das Gerät muss nivelliert werden. | Das Gerät nivellieren. | 8.2, 59 |
| | - ISOCAL.ER.: Das Gerät muss justiert werden. | Das Gerät justieren. | |
| | - WARMUP.xx.: Das Gerät ist in der Anwärmphase und hat seine Betriebstemperatur noch nicht erreicht. xx = Restlaufzeit in Minuten | Die Anwärmzeit nach dem Einschalten einhalten. | 8.1, 59 |
| | - VALUE.ERR.: Der angezeigte Wert ist ungültig. | Das Gerät auf Null stellen. | |

11 Außerbetriebnahme

11.1 Gerät außer Betrieb nehmen

Vorgehen

- ▶ Das Gerät ausschalten.
- ▶ Das Gerät von der Spannungsversorgung trennen.
- ▶ Das Gerät von allen angeschlossenen Geräten und allen Zubehör-Komponenten trennen, z. B. Drucker oder Elektronik-Box.
- ▶ Wenn ein Gerät mit Analysenwindschutz oder flachem Glaswindschutz vorliegt: Die Seitenscheiben und den Deckenschieber des Windschutzes demontieren (siehe Kapitel „9.1 Gerät mit Analysenwindschutz oder flachem Glaswindschutz vorbereiten“, Seite 70).
- ▶ Das Gerät reinigen (siehe Kapitel „9.3 Gerät reinigen“, Seite 71).
- ▶ Alle Komponenten wieder in das Gerät einsetzen (siehe Kapitel „9.1 Gerät mit Analysenwindschutz oder flachem Glaswindschutz vorbereiten“, Seite 70, Kapitel „9.4 Gerät zusammensetzen und anschließen“, Seite 72).
- ▶ Wenn eine Unterflurwägung eingerichtet ist:
 - ▶ Das Gerät auf die Seite drehen und auf eine weiche Unterlage legen.
 - ▶ Den Unterflurwägehaken aus dem Gewinde herausdrehen.
 - ▶ Den Unterflurwägehaken (2) in die dafür vorgesehene Halterung an der Unterseite des Wägemoduls stecken.
 - ▶ Die Abdeckung der Unterflurwägung (1) wieder einsetzen.
 - ▶ Das Gerät auf einer ebenen Fläche auf den Geräteboden stellen.

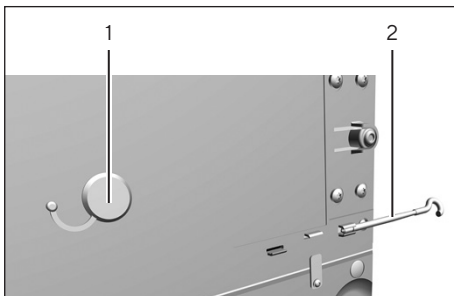

12 Transport

12.1 Gerät transportieren

Vorgehen

- ▶ **⚠ VORSICHT** Verletzungsgefahr durch Glasbruch! Komponenten aus Glas können durch Herunterfallen oder falsche Handhabung zerbrechen. Glasbruchkanten können zu Schnittverletzungen führen.
- ▶ Das Gerät nur am Geräteboden anheben, **nicht** am Windschutz.



- ▶ Beim Heben und Transportieren darauf achten, dass sich **keine** Personen und Gegenstände im Weg befinden.
- ▶ Beim Heben und Transportieren durch andere Personen helfen lassen.
- ▶ Für lange Transportwege geeignete Transportmittel verwenden, z. B. Rollwagen.

13 Lagerung und Versand

13.1 Lagern

Vorgehen

- ▶ Das Gerät ausschalten.
- ▶ Das Gerät von der Spannungsversorgung trennen.
- ▶ Das Gerät von allen angeschlossenen Geräten und allen Zubehörkomponenten trennen, z. B. Drucker.
- ▶ Das Gerät reinigen (siehe Kapitel „9.3 Gerät reinigen“, Seite 71).
- ▶ Das Gerät gemäß den Umgebungsbedingungen lagern (siehe Kapitel 15.3, Seite 84).

13.2 Gerät und Teile zurücksenden

Defekte Geräte oder Gerätekomponenten können an Sartorius zurückgesendet werden. Zurückgesandte Geräte müssen gereinigt, dekontaminiert und sachgerecht verpackt sein, z. B. in der Originalverpackung.

Transportschäden sowie Maßnahmen zur nachträglichen Reinigung und Desinfektion des Geräts oder der Gerätekomponenten durch Sartorius gehen zu Lasten des Absenders.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch kontaminierte Geräte!

Mit gefährlichen Stoffen kontaminierte Geräte (ABC-Kontamination) werden **nicht** zur Reparatur und Entsorgung zurückgenommen.

- ▶ Die Hinweise zur Dekontamination beachten (siehe Kapitel 14.1, Seite 81).
-

Vorgehen

- ▶ Das Gerät ausschalten.
- ▶ Das Gerät von der Spannungsversorgung trennen.
- ▶ Das Gerät von allen angeschlossenen Geräten und allen Zubehörkomponenten trennen, z. B. Drucker.
- ▶ Das Gerät reinigen.
- ▶ Den Sartorius Service kontaktieren, um Hinweise zur Rücksendung von Geräten oder Gerätekomponenten zu erhalten (Hinweise zur Rücksendung siehe www.sartorius.com).
- ▶ Das Gerät und die Gerätekomponenten für die Rücksendung sachgerecht verpacken, z. B. in der Original-Verpackung.

14 Entsorgung

14.1 Hinweise zur Dekontamination

Das Gerät enthält **keine** gefährlichen Betriebsstoffe, deren Beseitigung besondere Maßnahmen erfordert.

Potenzielle Gefahrstoffe, von denen biologische oder chemische Gefahren ausgehen können, sind die im Prozess verwendeten kontaminierten Proben.

Wenn das Gerät mit Gefahrstoffen in Berührung gekommen ist: Es müssen Maßnahmen zur sachgerechten Dekontamination und Deklaration durchgeführt werden. Der Betreiber ist für die Einhaltung der landesrechtlichen Bestimmungen zur sachgerechten Deklaration bei Transport und Entsorgung und zur sachgerechten Entsorgung des Geräts verantwortlich.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch kontaminierte Geräte!

Mit gefährlichen Stoffen kontaminierte Geräte (ABC-Kontamination) werden **nicht** von Sartorius zur Reparatur und Entsorgung zurückgenommen.

14.2 Gerät und Teile entsorgen

14.2.1 Hinweise zur Entsorgung

Das Gerät und das Zubehör zum Gerät müssen fachgerecht durch Entsorgungseinrichtungen entsorgt werden.

Im Inneren des Geräts ist eine Lithium-Batterie, Typ CR2032, verbaut. Batterien müssen fachgerecht durch Entsorgungseinrichtungen entsorgt werden.

14.2.2 Entsorgen

Voraussetzungen

Das Gerät ist dekontaminiert.

Vorgehen

- ▶ Das Gerät entsorgen. Dazu die Entsorgungshinweise auf unserer Internetseite (www.sartorius.com) beachten.
- ▶ Die Entsorgungseinrichtung darüber informieren, dass im Inneren des Geräts eine Lithium-Batterie, Typ CR2032, verbaut ist.
- ▶ Die Verpackung gemäß den landesrechtlichen Bestimmungen entsorgen.

15 Technische Daten

15.1 Abmessungen und Gewicht

15.1.1 Semi-Mikrowaage

| | Mit manuellem Windschutz | | Mit motorischem Windschutz |
|------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|
| | Einheit | Wert | Wert |
| Maße | | | |
| Wägemodul (L×B×H) | mm | 404×240×373 | 404×240×373 |
| Elektronik-Box (L×B×H) | mm | 211×240×56 | 211×240×56 |
| Waagschalengröße | mm | 85×85 | 85×85 |
| Gewicht, ca. | kg | 10,15 | 11,65 |

15.1.2 Analysenwaage

| | Mit manuellem Windschutz | | Mit motorischem Windschutz |
|------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|
| | Einheit | Wert | Wert |
| Maße (L×B×H) | mm | 375×240×373 | 375×240×373 |
| Waagschalengröße | mm | 85×85 | 85×85 |
| Gewicht, ca. | kg | 8,2 | 10,0 |

15.1.3 Präzisionswaage

| | Einheit | Mit Rahmenwindschutz | Mit flachem Glaswindschutz | Mit manuellem Analysenwindschutz | Mit motorischen Analysenwindschutz |
|------------------|---------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | Wert | Wert | Wert | Wert |
| Maße (L×B×H) | mm | 375×240×122 | 375×240×284 | 375×240×373 | 375×240×373 |
| Waagschalengröße | mm | 140×140 | 140×140 | 140×140 | 140×140 |
| Gewicht, ca. | kg | 5,9 | 7,5 | 9,4 | 10,2 |

15.2 Spannungsversorgung

15.2.1 Gerät

Nur durch Sartorius-Netzgerät YEPS03-15V0

15.2.2 Netzgerät

| | Einheit | Wert |
|---|---------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | | YEPS03-15V0 |
| Primär | | |
| Wechselspannung | V | 100 - 240 ($\pm 10\%$) |
| Frequenz | Hz | 50 - 60 ($\pm 5\%$) |
| Stromaufnahme maximal | A | 1,0 |
| Sekundär | | |
| Gleichspannung bei 2 A Ausgangsstrom | V | 14,25 - 15,75 |
| Leistung, maximal | W | 30 |
| Kurzschlussicherung: Elektronisch | | |
| Schutzklasse nach IEC 62368-1 | | I |
| Verschmutzungsgrad nach IEC 61010-1 | | 2 |
| Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 | | II |
| Aufstellort nach IEC 62368-1, maximale Höhe über Meereshöhe | m | 5000 |
| Temperatur | | |
| Im Betrieb | °C | 0 - +40 |
| Bei Lagerung und Transport | °C | -20 - +80 |
| Buchse für Netzanschluss nach IEC 60320-1 C14: 3-polig | | |
| Netzanschlusskabel | | |
| Netzanschlusskabel nach IEC 60320-1 C14: Länderspezifisch, 3-polig, beidseitig steckbar | | |
| Weitere Daten: Siehe Aufdruck auf dem Netzgerät | | |

15.2.3 Sicherheit elektrischer Betriebsmittel

Gemäß EN 61010-1/IEC 61010-1 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

15.2.4 Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit

Geeignet für den Gebrauch in industriellen Bereichen

Störaussendung

Klasse B

Geeignet für den Gebrauch im Wohnbereich und Bereichen, die direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das auch Wohngebäude versorgt.

15.3 Umgebungsbedingungen

15.3.1 Aufstellort

| | Einheit | Wert |
|--|---------|-----------|
| Aufstellort | | |
| Übliche Laborräume | | |
| Aufstellort nach IEC 60259-1, maximale Höhe über Meereshöhe | m | 3000 |
| Verwendung nur in Innenräumen | | |
| Temperatur | | |
| Im Betrieb | °C | +5 - +40 |
| Im Betrieb bei konformitätsbewerteten Geräten: siehe Angaben auf dem Kennzeichnungsschild des Geräts | | |
| Bei Lagerung und Transport | °C | -20 - +60 |
| Relative Luftfeuchte | | |
| Bei Temperaturen bis 31 °C | % | 80 |
| Danach linear abnehmend von 80 % bei 31 °C auf 50 % bei 40 °C | | |
| Keine Hitze durch Heizung oder Sonneneinstrahlung | | |
| Kein direkter Luftzug durch offene Fenster, Klimaanlage, Türen | | |
| Keine Erschütterungen | | |
| Kein „Personendurchgangsverkehr“ | | |
| Keine elektromagnetischen Felder | | |
| Keine trockene Luft | | |

15.3.2 Umgebungstemperatur für Funktion isoCAL

| | | MCE225S | MCE225P | MCE125S | MCE125P |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Einheit | Wert | Wert | Wert | Wert |
| Verwendungsbereich, gemäß Richtlinie 2014/31/EU | | | | | |
| Mit Funktion isoCAL | °C | +10 - +30 | +10 - +30 | +10 - +30 | +10 - +30 |
| Ohne Funktion isoCAL | °C | +17 - +27 | +17 - +27 | +17 - +27 | +17 - +27 |
| | | MCE524S | MCE524P | MCE324S | MCE324P |
| | Einheit | Wert | Wert | Wert | Wert |
| Verwendungsbereich, gemäß Richtlinie 2014/31/EU | | | | | |
| Mit Funktion isoCAL | °C | +10 - +30 | +10 - +30 | +10 - +30 | +10 - +30 |
| Ohne Funktion isoCAL | °C | - | - | +17 - +27 | +17 - +27 |
| | | MCE224S | MCE124S | MCE5203S | MCE5203P |
| | Einheit | Wert | Wert | Wert | Wert |
| Verwendungsbereich, gemäß Richtlinie 2014/31/EU | | | | | |
| Mit Funktion isoCAL | °C | +10 - +30 | +10 - +30 | +10 - +30 | +10 - +30 |
| Ohne Funktion isoCAL | °C | +17 - +27 | +17 - +27 | - | - |
| | | MCE3203S | MCE2203S | MCE2203P | MCE1203S |
| | Einheit | Wert | Wert | Wert | Wert |
| Verwendungsbereich, gemäß Richtlinie 2014/31/EU | | | | | |
| Mit Funktion isoCAL | °C | +10 - +30 | +10 - +30 | +10 - +30 | +10 - +30 |
| Ohne Funktion isoCAL | °C | +17 - +27 | +17 - +27 | +17 - +27 | +17 - +27 |
| | | MCE623S | MCE623P | MCE323S | MCE5202S |
| | Einheit | Wert | Wert | Wert | Wert |
| Verwendungsbereich, gemäß Richtlinie 2014/31/EU | | | | | |
| Mit Funktion isoCAL | °C | +10 - +30 | +10 - +30 | +10 - +30 | +10 - +30 |
| Ohne Funktion isoCAL | °C | +10 - +30 | +10 - +30 | +10 - +30 | +17 - +27 |

15.3.3 Schutzart

IP-Schutz: Geschützt gegen Staub und Wasser

15.4 Werkstoffe

Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Kunststoff PBT, Floatglas Optiwhite und Edelstahl 1.4401|1.4404, Griffe PA, Leisten Aluminium

Bedieneinheit: Kunststoff PBT, Floatglas und Edelstahl 1.4301

15.5 Integrierte Uhr

| | Einheit | Wert |
|-------------------------------------|---------|------|
| Maximale Abweichung pro Monat (RTC) | s | 30 |

15.6 Pufferbatterie

| | Einheit | Wert |
|---|---------|------|
| Lithiumbatterie, Typ CR2032 | | |
| Lebensdauer bei Raumtemperatur, minimal | Jahre | 10 |

15.7 Metrologische Daten

15.7.1 Modelle MCE225S | MCE225P | MCE125S | MCE125P

| | | MCE225S | MCE225P | MCE125S | MCE125P |
|---|---------|---------|----------------|---------|----------|
| | Einheit | Wert | Wert | Wert | Wert |
| Teilungswert (d) | mg | 0,01 | 0,01 0,02 0,05 | 0,01 | 0,01 0,1 |
| Höchstlast (Max) | g | 220 | 60 120 220 | 120 | 60 120 |
| Wiederholbarkeit bei 5 % Last | | | | | |
| Standardabweichung der Lastwerte, Toleranz | mg | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Standardabweichung der Lastwerte, typischer Wert | mg | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 |
| Wiederholbarkeit bei ca. der Höchstlast | | | | | |
| Standardabweichung der Lastwerte, Toleranz | mg | 0,025 | 0,04 | 0,025 | 0,06 |
| Standardabweichung der Lastwerte, typischer Wert | mg | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Linearitätsabweichung | | | | | |
| Toleranz | mg | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 |
| Typischer Wert | mg | 0,065 | 0,1 | 0,065 | 0,1 |
| Abweichung bei außermittiger Belastung, Positionen gemäß OIML R76 | | | | | |
| Prüflast | g | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Toleranz | mg | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,2 |
| Typischer Wert | mg | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Empfindlichkeitsdrift von +10 °C – +30 °C | ppm/K | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tara-Höchstlast: Kleiner 100 % der Höchstlast | | | | | |
| Genauigkeitsklasse, gemäß Richtlinie 2014/31/EU | | I | I | I | I |
| Eichwert (e), gemäß Richtlinie 2014/31/EU | mg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mindestlast (Min), gemäß Richtlinie 2014/31/EU | mg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Minimaleinwaage gemäß USP (United States Pharmacopeia), Kap. 41 | | | | | |
| Optimale Minimaleinwaage | mg | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Typische Minimaleinwaage | mg | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Typische Einschwingzeit | s | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Typische Messzeit | s | 6 | 6 | 6 | 6 |

15.7.2 Modelle MCE524S | MCE524P | MCE324S | MCE324P

| | | MCE524S | MCE524P | MCE324S | MCE324P |
|---|---------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Einheit | Wert | Wert | Wert | Wert |
| Teilungswert (d) | mg | 0,1 | 0,1 0,2 0,5 | 0,1 | 0,1 0,2 0,5 |
| Höchstlast (Max) | g | 520 | 120 240 520 | 320 | 80 160 320 |
| Wiederholbarkeit bei 5 % Last | | | | | |
| Standardabweichung der Lastwerte, Toleranz | mg | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Standardabweichung der Lastwerte, typischer Wert | mg | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Wiederholbarkeit bei ca. der Höchstlast | | | | | |
| Standardabweichung der Lastwerte, Toleranz | mg | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |
| Standardabweichung der Lastwerte, typischer Wert | mg | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Linearitätsabweichung | | | | | |
| Toleranz | mg | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| Typischer Wert | mg | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Abweichung bei außermittiger Belastung, Positionen gemäß OIML R76 | | | | | |
| Prüflast | g | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Toleranz | mg | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Typischer Wert | mg | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Empfindlichkeitsdrift von +10 °C – +30 °C | ppm/K | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tara-Höchstlast: Kleiner 100 % der Höchstlast | | | | | |
| Genauigkeitsklasse, gemäß Richtlinie 2014/31/EU | | I | I | I | I |
| Eichwert (e), gemäß Richtlinie 2014/31/EU | mg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mindestlast (Min), gemäß Richtlinie 2014/31/EU | mg | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Minimaleinwaage gemäß USP (United States Pharmacopeia), Kap. 41 | | | | | |
| Optimale Minimaleinwaage | mg | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Typische Minimaleinwaage | mg | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Typische Einschwingzeit | s | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Typische Messzeit | s | 3 | 3 | 3 | 3 |

15.7.3 Modelle MCE224S | MCE124S | MCE5203S | MCE5203P

| | | MCE224S | MCE124S | MCE5203S | MCE5203P |
|---|---------|---------|---------|----------|----------------|
| | Einheit | Wert | Wert | Wert | Wert |
| Teilungswert (d) | mg | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 2 5 |
| Höchstlast (Max) | g | 220 | 120 | 5200 | 1200 2400 5200 |
| Wiederholbarkeit bei 5 % Last | | | | | |
| Standardabweichung der Lastwerte, Toleranz | mg | 0,07 | 0,1 | 1 | 1 |
| Standardabweichung der Lastwerte, typischer Wert | mg | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 |
| Wiederholbarkeit bei ca. der Höchstlast | | | | | |
| Standardabweichung der Lastwerte, Toleranz | mg | 0,07 | 0,1 | 1 | 1 |
| Standardabweichung der Lastwerte, typischer Wert | mg | 0,05 | 0,05 | 0,6 | 0,6 |
| Linearitätsabweichung | | | | | |
| Toleranz | mg | 0,2 | 0,2 | 5 | 5 |
| Typischer Wert | mg | 0,13 | 0,13 | 2 | 3 |
| Abweichung bei außermittiger Belastung, Positionen gemäß OIML R76 | | | | | |
| Prüflast | g | 100 | 50 | 2000 | 2000 |
| Toleranz | mg | 0,2 | 0,2 | 2 | 2 |
| Typischer Wert | mg | 0,12 | 0,12 | 1 | 1 |
| Empfindlichkeitsdrift von +10 °C - +30 °C | ppm/K | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tara-Höchstlast: Kleiner 100 % der Höchstlast | | | | | |
| Genauigkeitsklasse, gemäß Richtlinie 2014/31/EU | | I | I | I | I |
| Eichwert (e), gemäß Richtlinie 2014/31/EU | mg | 1 | 1 | 10 | 10 |
| Mindestlast (Min), gemäß Richtlinie 2014/31/EU | mg | 10 | 10 | 100 | 100 |
| Minimaleinwaage gemäß USP (United States Pharmacopeia), Kap. 41 | | | | | |
| Optimale Minimaleinwaage | mg | 82 | 82 | 820 | 820 |
| Typische Minimaleinwaage | mg | 100 | 100 | 1000 | 1000 |
| Typische Einschwingzeit | s | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Typische Messzeit | s | 3 | 3 | 2 | 2 |

15.7.4 Modelle MCE3203S | MCE2203S | MCE2203P | MCE1203S

| | | MCE3203S | MCE2203S | MCE2203P | MCE1203S |
|---|---------|----------|----------|-----------|----------|
| | Einheit | Wert | Wert | Wert | Wert |
| Teilungswert (d) | mg | 1 | 1 | 1 10 | 1 |
| Höchstlast (Max) | g | 3200 | 2200 | 1010 2200 | 1200 |
| Wiederholbarkeit bei 5 % Last | | | | | |
| Standardabweichung der Lastwerte, Toleranz | mg | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Standardabweichung der Lastwerte, typischer Wert | mg | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Wiederholbarkeit bei ca. der Höchstlast | | | | | |
| Standardabweichung der Lastwerte, Toleranz | mg | 1 | 1 | 1 | 0,7 |
| Standardabweichung der Lastwerte, typischer Wert | mg | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Linearitätsabweichung | | | | | |
| Toleranz | mg | 5 | 3 | 5 | 2 |
| Typischer Wert | mg | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Abweichung bei außermittiger Belastung, Positionen gemäß OIML R76 | | | | | |
| Prüflast | g | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| Toleranz | mg | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Typischer Wert | mg | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Empfindlichkeitsdrift von +10 °C – +30 °C | ppm/K | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| Tara-Höchstlast: Kleiner 100 % der Höchstlast | | | | | |
| Genauigkeitsklasse, gemäß Richtlinie 2014/31/EU | | I | I | I | I |
| Eichwert (e), gemäß Richtlinie 2014/31/EU | mg | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mindestlast (Min), gemäß Richtlinie 2014/31/EU | mg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Minimaleinwaage gemäß USP (United States Pharmacopeia), Kap. 41 | | | | | |
| Optimale Minimaleinwaage | mg | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Typische Minimaleinwaage | mg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Typische Einschwingzeit | s | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Typische Messzeit | s | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

15.7.5 Modelle MCE623S | MCE623P | MCE323S | MCE5202S

| | | MCE623S | MCE623P | MCE323S | MCE5202S |
|---|---------|---------|-------------|---------|----------|
| | Einheit | Wert | Wert | Wert | Wert |
| Teilungswert (d) | mg | 1 | 1 2 5 | 1 | 10 |
| Höchstlast (Max) | g | 620 | 150 300 620 | 320 | 5200 |
| Wiederholbarkeit bei 5 % Last | | | | | |
| Standardabweichung der Lastwerte, Toleranz | mg | 0,7 | 1 | 0,7 | 6 |
| Standardabweichung der Lastwerte, typischer Wert | mg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 |
| Wiederholbarkeit bei ca. der Höchstlast | | | | | |
| Standardabweichung der Lastwerte, Toleranz | mg | 0,7 | 1 | 0,7 | 6 |
| Standardabweichung der Lastwerte, typischer Wert | mg | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| Linearitätsabweichung | | | | | |
| Toleranz | mg | 2 | 5 | 2 | 10 |
| Typischer Wert | mg | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 5 |
| Abweichung bei außermittiger Belastung, Positionen gemäß OIML R76 | | | | | |
| Prüflast | g | 200 | 200 | 200 | 2000 |
| Toleranz | mg | 2 | 4 | 2 | 10 |
| Typischer Wert | mg | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Empfindlichkeitsdrift von +10 °C - +30 °C | ppm/K | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tara-Höchstlast: Kleiner 100 % der Höchstlast | | | | | |
| Genauigkeitsklasse, gemäß Richtlinie 2014/31/EU | | II | II | II | I |
| Eichwert (e), gemäß Richtlinie 2014/31/EU | mg | 10 | 10 | 10 | 100 |
| Mindestlast (Min), gemäß Richtlinie 2014/31/EU | mg | 20 | 20 | 20 | 1000 |
| Minimaleinwaage gemäß USP (United States Pharmacopeia), Kap. 41 | | | | | |
| Optimale Minimaleinwaage | mg | 820 | 820 | 820 | 8200 |
| Typische Minimaleinwaage | mg | 820 | 820 | 820 | 8200 |
| Typische Einschwingzeit | s | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Typische Messzeit | s | 1 | 1 | 1 | 1 |

15.8 Empfohlenes Kalibriergewicht

| | | MCE225S | MCE225P | MCE125S | MCE125P |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Einheit | Wert | Wert | Wert | Wert |
| Externe Prüflast | g | 200 | 200 | 100 | 100 |
| Empfohlene Genauigkeitsklasse | | E2 | E2 | E2 | E2 |

| | | MCE524S | MCE524P | MCE324S | MCE324P |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Einheit | Wert | Wert | Wert | Wert |
| Externe Prüflast | g | 500 | 500 | 300 | 300 |
| Empfohlene Genauigkeitsklasse | | E2 | E2 | E2 | E2 |

| | | MCE224S | MCE124S | MCE5203S | MCE5203P |
|-------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | Einheit | Wert | Wert | Wert | Wert |
| Externe Prüflast | g | 200 | 100 | 5000 | 5000 |
| Empfohlene Genauigkeitsklasse | | E2 | E2 | E2 | E2 |

| | | MCE3203S | MCE2203S | MCE2203P | MCE1203S |
|-------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | Einheit | Wert | Wert | Wert | Wert |
| Externe Prüflast | g | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Empfohlene Genauigkeitsklasse | | E2 | E2 | E2 | E2 |

| | | MCE623S | MCE623P | MCE323S | MCE5202S |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | Einheit | Wert | Wert | Wert | Wert |
| Externe Prüflast | g | 500 | 500 | 200 | 5000 |
| Empfohlene Genauigkeitsklasse | | E2 | E2 | E2 | E2 |

15.9 Funktion isoCAL

15.9.1 Modelle MCE225S | MCE225P | MCE125S | MCE125P | MCE324S | MCE324P | MCE224S | MCE124S | MCE2203S | MCE2203P | MCE1203S

| | Einheit | Wert |
|---|---------|------|
| isoCAL wird nach folgenden Kriterien ausgelöst: | | |
| Bei Temperaturänderung | K | 1,5 |
| Nach Zeitintervall | h | 12 |
| Nach einer erfolgreichen Nivellierung | | |

15.9.2 Modelle MCE524S | MCE524P | MCE5203S | MCE5203P | MCE3203S

| | Einheit | Wert |
|---|---------|------|
| isoCAL wird nach folgenden Kriterien ausgelöst: | | |
| Bei Temperaturänderung | K | 1,5 |
| Nach Zeitintervall | h | 6 |
| Nach einer erfolgreichen Nivellierung | | |

15.9.3 Modelle MCE5202S | MCE623S | MCE623P | MCE323S


| | Einheit | Wert |
|---|---------|------|
| isoCAL wird nach folgenden Kriterien ausgelöst: | | |
| Bei Temperaturänderung | K | 2 |
| Nach Zeitintervall | h | 12 |
| Nach einer erfolgreichen Nivellierung | | |

15.10 Schnittstellen

15.10.1 Spezifikationen der Schnittstelle COM-RS232

| | |
|------------------------|------------------------|
| Schnittstellenart | Serielle Schnittstelle |
| Schnittstellenbetrieb | Vollduplex |
| Pegel | RS232 |
| Anschluss | Sub-D Buchse, 9-polig |
| Maximale Leitungslänge | 10 m |

Pinbelegung

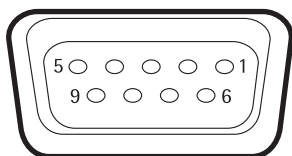

- Pin 1: **nicht** belegt
- Pin 2: Datenausgang (TxD)
- Pin 3: Dateneingang (RxD)
- Pin 4: **nicht** belegt
- Pin 5: Masse intern
- Pin 6: **nicht** belegt
- Pin 7: Clear to Send (CTS)
- Pin 8: Request to Send (RTS)
- Pin 9: **nicht** belegt

15.10.2 Spezifikationen der Schnittstelle USB-A

| | |
|----------------------|---|
| Kommunikation | USB Host (Master) |
| Anschließbare Geräte | Sartorius Drucker, USB-Sticks mit Software-Update |

15.10.3 Spezifikationen der Schnittstelle USB-B

| | |
|-------------------|---|
| Kommunikation | USB Device (Slave) |
| Schnittstellenart | Virtuelle serielle Schnittstelle (virtueller COM-Port, VCP) und „PC-Direct“ Kommunikation |

16 Zubehör

16.1 Zubehör

Diese Tabelle enthält einen Auszug der bestellbaren Zubehörteile. Für Informationen zu weiteren Artikeln Sartorius kontaktieren.

16.1.1 Drucker und Kommunikation

| Artikel | Menge | Bestellnummer |
|--|-------|---------------|
| Thermotransfer- Thermodirekt-Drucker für GLP GMP-Druck auf Endlospapier und Etiketten | 1 | YDP30 |
| Display-Kabel, 3 m, zur getrennten Aufstellung von Anzeige- und Wägeeinheiten, Installation durch den Sartorius Service oder im Werk | 1 | VF4754 |
| Installation für Display-Kabel, 3 m, zur getrennten Aufstellung von Anzeige- und Wägeeinheiten | 1 | VF4016 |
| Kabel, 3 m, zwischen Wägemodul und Elektronik-Box für Semi-Mikrowaage | 1 | YCC01-MSM3 |
| RS232C-Verbindungskabel, 9-polig, 3 m, zum Anschluss an PC mit 9-pol. COM-Schnittstelle | 1 | VF4761 |
| Sartorius Wedge, Software für Datenkommunikation zwischen PC und Gerät | 1 | YSW02 |
| Zweitanzeige | 1 | YSD01 |

16.1.2 Anzeigen und Eingabe- | Ausgabelemente

| Artikel | Menge | Bestellnummer |
|---|-------|---------------|
| MCA-Bedienanzeige mit farbiger TFT-Grafik-anzeige, TouchScreen und abnehmbaren Handballentasten für Geräte mit automatischem Windschutz | 1 | 69MS0212 |
| MCA-Bedienanzeige mit farbiger TFT-Grafik-anzeige, TouchScreen für Geräte mit manuellem Windschutz | 1 | 69MS0215 |
| MCA-Bedienanzeige mit farbiger TFT-Grafik-anzeige, TouchScreen für Hochlast-Präzisionswaage einschließlich Adapter für kurze Distanzen | 1 | 69MS0216 |
| Bewegungssensor zum Auslösen von maximal 4 Funktionen über Gestensteuerung, Auswahl per Menü | 1 | YHS02MS |

16.1.3 Hardware zur Pipettenkalibrierung

| Artikel | Menge | Bestellnummer |
|---|-------|---------------|
| Pipettenkalibrier-Set für Semi-Mikro- und Analysenwaage; besteht aus einer Luftfeuchtigkeitsfalle und allen erforderlichen Adaptern | 1 | YCP04MS |

16.1.4 Filterwaagen- und Antistatik-Zubehör

| Artikel | Menge | Bestellnummer |
|---|-------|---------------|
| Antistatikwaagschale, Durchmesser 130 mm, für das Wägemodul der Semi-Mikro- und Analysenwaage | 1 | YWPO4MS |
| Ionisationsgebläse für elektrostatisch aufgeladene Proben | 1 | YIB01-ODR |
| Ionisationsstab Stat-Pen zur Entladung elektrostatisch aufgeladener Proben | 1 | YSTPO1 |
| Ionisator | | |
| mit U-förmiger Elektrode für 230 V | 1 | YIB02-230V |
| mit U-förmiger Elektrode für 115 V | 1 | YIB02-115V |

16.1.5 Dichtebestimmungssets

| Artikel | Menge | Bestellnummer |
|--|-------|---------------|
| Dichtebestimmungsset für Festkörper und Flüssigkeiten | | |
| für Semi-Mikro- und Analysenwaage | 1 | YDK03MS |
| für Präzisionswaage mit 1 mg Teilungswert | 1 | YDK04MS |
| Artikel | Menge | Bestellnummer |
| Q-Grid Gitterschale für Modelle mit einem Teilungswert von 10 mg oder 100 mg zum Wägen in Laborabzügen, Sicherheitsbarrieren und an Werkbänken, reduzierte Windangriffsfläche der Waagschale, als Ersatz für die serienmäßige Waagschale | 1 | YWPO7MS |

16.1.6 Wägetische








| Artikel | Menge | Bestellnummer |
|--|-------|---------------|
| Wägetisch | | |
| aus Kunststein, mit Vibrationsdämpfung | 1 | YWT03 |
| aus Holz mit Kunststein | 1 | YWT09 |
| Wandkonsole | 1 | YWT04 |

16.1.7 Wägezubehör

| Artikel | Menge | Bestellnummer |
|--|-------|---------------|
| Wägeschiffchen aus Chromnickelstahl, L 90 mm × B 32 mm × H 8 mm | 1 | 641214 |

16.1.8 Probenhalter

| Artikel | Menge | Bestellnummer |
|--|-------|---------------|
| Flexibler Probenhalter zum Wägen von Gefäßen und Filtern bis zu 120 mm Durchmesser, ersetzt die Originalwaagschale, für Semi-Mikro- und Analysenwaage | 1 | YFH01MS |

| Artikel | Bild | Menge | Bestellnummer |
|--|---|-------|---------------|
| Halter für Analysen- und Semi-Mikrowaage | | | |
| für Reaktionsgefäße, 1,5 ml – 2 ml |  | 1 | YSH15 |
| für Reaktionsgefäße, 5 ml |  | 1 | YSH19 |
| für Laborgefäße |  | 1 | YSH23 |
| für Wägeschiffchen |  | 1 | YSH26 |
| für Filter, Durchmesser 150 mm |  | 1 | YSH30 |
| für Titrationsgefäß |  | 1 | YSH37 |
| für Spritzen, vertikal |  | 1 | YSH46 |

17 Sartorius Service

Der Sartorius Service steht bei Rückfragen zum Gerät gern zur Verfügung. Für Informationen zu den Service-Adressen, Service-Leistungen und zum Kontakt vor Ort siehe die Sartorius-Internetseite (www.sartorius.com).

Bei Anfragen zum System und für den Kontakt bei Fehlfunktionen die Geräteinformationen bereithalten und dem Sartorius Service mitteilen, z. B. Seriennummer, Hardware, Firmware, Konfiguration. Dazu die Informationen auf dem Typenschild und im Menü „Geräteinformation“ beachten (siehe Kapitel „4.5.1 Übersicht Menü Geräteeinstellungen“, Seite 24).

18 Dokumente zur Konformität

Mit der beigefügten Konformitätserklärung wird die Übereinstimmung des Geräts mit den benannten Richtlinien erklärt.

M

Bei konformitätsbewerteten (geeichten) Waagen für den Einsatz im EWR gilt die der Waage beigelegte Konformitätserklärung. Bitte unbedingt aufbewahren.

SARTORIUS



Original

EG-/EU-Konformitätserklärung EC / EU Declaration of Conformity

Hersteller **Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG**
 Manufacturer **37070 Goettingen, Germany**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Betriebsmittel
declares under sole responsibility that the equipment

Geräteart **Elektronische Präzisions-, Milligramm-, Analysen-, Semimikro-, Mikro-Klein- und Hochlastwaage | Netzgerät | Handsensor | Klimamodul**

Device type *Electronical Precision, Milligram, Analytical, Semi micro, Micro-Small, and High-Capacity Balance | Power Supply | Hand sensor | Climatic module*

Modell **MCAvw-2x-y, MCEvw-2x-y | YEPS03-15V0 | YHS02MS | YCM20MC, YCM20MC-DAKKS**

Model

v = 2.7, 3.6, 6.6, 10.6, 124, 125, 224, 225, 323, 324, 524, 623, 1202, 1203, 2202, 2203, 3203, 4202, 5201, 5202, 5203, 6202, 8201, 8202, 10202, 11201, 12201, 14202, 20201, 32202, 36200, 36201, 50201, 70200, 70201;

w = S, P; *x* = S00, S01, CEU, CFR, CCN, OBR, OIN, ORU, OJP; *y* = A, E, F, I, M, O, R, U

in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden Europäischen Richtlinien entspricht und die anwendbaren Anforderungen folgender harmonisierter Europäischer Normen einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen erfüllt:

in the form as delivered fulfils all the relevant provisions of the following European Directives and meets the applicable requirements of the harmonized European Standards including any amendments valid at the time this declaration was signed listed below:

| Richtlinie Directive | EMV / EMC | RoHS | Maschinen / Machines |
|-------------------------|-----------------|---------------|--|
| Norm(en) Standard(s) | 2014/30/EU | 2011/65/EU | 2006/42/EG 2006/42/EC |
| | EN 61326-1:2013 | EN 50581:2012 | EN ISO 12100:2010 EN 61010-1:2010 ^{*)} |

Die Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:
The person authorised to compile the technical file:

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
 Electronics & Product Compliance
 37070 Goettingen, Germany

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co.
 KG Goettingen, 2021-01-14

i.v. P. B. 1/16

Dr. Reinhard Baumfalk
 Head of Product Development (LPS Division)

i.A.

Halil Yildirim
 Product Compliance Officer (SLI)

*: angewandte, jedoch für Maschinen nicht harmonisierte Norm /
applied standard, which however is not harmonized for machines

Doc: 2369814-03 SLI18CE001-03.de,en 1/1 PMF: 2369813 OP-113_fo1_2020.07.07

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen, Germany

Tel.: +49 551 308 0
www.sartorius.com

Die in dieser Anleitung enthaltenen Angaben und Abbildungen entsprechen dem unten angegebenen Stand.
Änderungen der Technik, Ausstattungen und Form der Geräte gegenüber den Angaben und Abbildungen in dieser Anleitung selbst bleiben Sartorius vorbehalten.
Die in dieser Anleitung verwendete maskuline oder feminine Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und meint immer alle Geschlechter.

Copyright-Vermerk:
Diese Anleitung einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig.
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Verarbeitung in wie auch immer gearteten Medien.

Stand:
01 | 2023